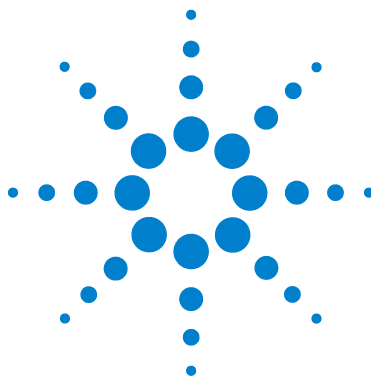




Agilent 7693A Echantillonneur automatique de liquide (ALS)

**Installation, utilisation et
entretien**



Agilent Technologies

Notes

© Agilent Technologies, Inc. 2010

Conformément aux lois internationales relatives à la propriété intellectuelle, toute reproduction, tout stockage électronique et toute traduction de ce manuel, totaux ou partiels, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sont interdits sauf consentement écrit préalable de la société Agilent Technologies, Inc.

Référence du manuel

G4513-93010

Edition

Cinquième édition, novembre 2010

Quatrième édition, juin 2010

Troisième édition, juillet 2009

Deuxième édition, mai 2009

Première édition, février 2009

Imprimé aux Etats-Unis

Agilent Technologies, Inc.

2850 Centerville Road

Wilmington, DE 19808-1610 Etats-Unis

安捷伦科技（上海）有限公司

上海市浦东新区外高桥保税区

英伦路 412 号

联系电话：（800）820 3278

Mentions légales

Teflon[®] est une marque déposée d'E.I. DuPont de Nemours Co. Inc.

Avertissements de sécurité

ATTENTION

Une mention **ATTENTION** signale un danger. Si la procédure, le procédé ou les consignes ne sont pas exécutés correctement, le produit risque d'être endommagé ou les données perdues. En présence d'une mention **ATTENTION**, vous ne devez continuer que si vous avez totalement assimilé et respecté les conditions indiquées.

AVERTISSEMENT

Une mention **AVERTISSEMENT** signale un danger. Si la procédure, le procédé ou les consignes ne sont pas exécutés correctement, les personnes encourent des risques de blessures ou de décès. En présence d'une mention **AVERTISSEMENT**, vous ne devez continuer que si vous avez totalement assimilé et respecté les conditions indiquées.

Table des matières

Partie 1: Informations de sécurité et de réglementation

1 Informations sur la sécurité et la réglementation

Avertissements importants relatifs à la sécurité	14
Des tensions dangereuses sont présentes sur de nombreuses pièces internes de l'appareil	14
Les décharges électrostatiques constituent une menace pour les circuits électroniques de l'appareil	14
Homologations réglementaires/de sécurité	16
Informations	16
Symboles	17
Caractéristiques techniques et environnementales	17
Compatibilité électromagnétique	18
Certification en matière d'émissions sonores pour l'Allemagne	19
Fusibles et piles	19
Nettoyage	19
Recyclage du produit	20

Partie 2: Installation

2 Compatibilité

Matériel	24
Micrologiciel	24

Injecteur G4513A	25
Porte-échantillons G4514A	25
Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage G4515A	25
Porte-échantillons avec lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4520A	25
La plaque de chauffage et de refroidissement G4522A	26
Kit de mise à niveau G4526A pour CPG 6890 Série	26

3 Installation

Préparation du CPG	28
Préparation de la zone d'entrée du CPG	29
CPG 7890A et DDM 7820	29
CPG série 6890	31
Installation du porte-échantillons G4514A	35
Installation du support de montage	36
Préparation du porte-échantillons	37
Installation du porte-échantillons	43
Connexion du câble de communication	45
Installation de l'injecteur G4513A	46
Installation de l'injecteur	46
Vérification du travail réalisé	56
Choix du type de tourelle	57
Connexion des câbles	58
CPG 7890A	58
CPG 7820A	59
CPG 6890N ou 6890 Plus	60
CPG 6890A	61
CPG série 6850	62
DDM 7820	63

LTM CPG/DDM 5975T	64
Test des connexions	64
Rangement du porte-échantillons	65
Installation des racks de flacons	66
Installation des étiquettes pour rack de flacons	66
Installation des racks de flacons	67
Retrait des étiquettes pour rack de flacons	69
Mise à jour du micrologiciel	71
Affichage de la version du micrologiciel	71
Mise à jour du micrologiciel	72
CPG 6890A et 6890 Plus	72
Configuration du CPG et du système de données	73
Configurer le CPG	73
Configuration du système de données	73
Etalonnage de l'ALS	74
Réalisation d'un essai	77

4 Accessoires

Installation du contrôleur G4526A/G4517A ALS (CPG 6890A)	80
Configuration du site du contrôleur	80
Contrôle de la configuration d'alimentation	84
Installation du contrôleur d'interface ALS G4526A/G4516A (CPG 6890 Plus)	85
Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A	89
Retrait du porte-échantillons du CPG	89
Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A	90
Installation de la plaque de chauffage et de refroidissement G4522A	100

Outils requis	100
Retrait du porte-échantillons du CPG	100
Installation de la plaque de chauffage et de refroidissement	101
Remontage du porte-échantillons	110
Installation du tube d'évacuation	111
Fin de l'installation	112
Liquide de refroidissement	112
Caractéristiques du bac et de la pompe à eau	113

Partie 3: Fonctionnement

5 Introduction

A propos de l'échantillonneur automatique de liquide 7693A	118
Composants	118
Fonctions	120
Fonctionnalités	123
Injection rapide	124
Transmission d'échantillon	126
Rinçage avec le solvant	126
Rinçage avec l'échantillon	126
Pompage d'échantillons	126
Nombre et types de rinçages	127
Méthodes et séquences	129
Cycle de l'échantillonneur	130

6 Configuration de l'ALS

Configuration de l'injecteur	134
CPG 7890A, CPG 7820A et DDM 7820	134
CPG série 6890	135
CPG série 6850	137

LTM CPG/DDM 5975T	138
Configuration du porte-échantillons	139
CPG 7890A et DDM 7820	139
CPG série 6890	142

7 Paramètres de l'ALS

Réglage des paramètres de l'injecteur	146
CPG 7890A, CPG 7820A et DDM 7820	147
CPG série 6890	150
CPG série 6850	152
LTM CPG/DDM 5975T	152
Réglage des paramètres du porte-échantillons	153
CPG 7890A et DDM 7820	153
CPG série 6890	154

8 Seringues et aiguilles

Sélection d'une seringue	158
Vérification d'une seringue	161
Installation d'une seringue	162
Retrait d'une seringue	166
Remplacement d'une aiguille de seringue	167

9 Flacons et bouteilles

Préparation d'un flacon d'échantillon	171
Sélection d'un flacon d'échantillon	171
Sélection d'un septum de flacon	172
Étiquetage d'un flacon d'échantillon	173
Remplissage d'un flacon d'échantillon	174
Fermeture d'un flacon d'échantillon	176
Préparation des bouteilles de solvant et de déchet	178

Sélection des bouteilles	178
Remplissage des bouteilles de solvant	179
Préparation des bouteilles de déchet	179
Placement des flacons et des bouteilles dans la tourelle	180
Utilisation de deux injecteurs (CPG 7890A et série 6890 uniquement)	184
Avec un porte-échantillons	184
Sans porte-échantillons	184
Détermination du nombre de flacons d'échantillons pouvant être analysés	185
Equation pour le nombre de bouteilles de solvant (injecteur)	186
Equation pour le nombre de bouteilles de déchet	186
Exemple	187
Réduction de la consommation de solvants et d'échantillons	190
Injections sandwich	191
Exemple d'injection sandwich à 2 niveaux	193
Exemple d'injection sandwich à 3 niveaux	195

10 Analyse d'échantillons

Analyse d'un échantillon	198
Volume d'injection	198
Utilisation du contrôleur d'ALS	199
Interruption d'une analyse ou d'une séquence	200
Comportement de l'échantillonneur face aux interruptions	200
Reprise d'une séquence interrompue	200
Analyse d'un échantillon prioritaire	202

Partie 4: Entretien et dépannage

11 Entretien

Entretien périodique	206
Positions de repos et de rangement du porte-échantillons	208
Installation d'une seringue	209
Retrait d'une seringue	213
Changement de tourelle	214
Adaptation pour injection Cool On-Column	219
Remplacement du pied du support d'aiguille	221
Adaptation pour seringues d'une capacité supérieure à 100 µl	223
Remplacement du chariot de la seringue	224
Remplacement d'une aiguille de seringue	231
Alignement de l'injecteur	233
Alignement du porte-échantillons	235
Etalonnage de l'ALS	237
Remplacement des fusibles du contrôleur d'ALS G4517A	240

12 Anomalies et erreurs

Anomalies	244
Anomalies de l'injecteur	244
Anomalies du porte-échantillons	246
Messages d'erreur	248


13 Dépannage

Symptôme : variabilité	254
Symptôme : contamination ou pics fantômes	256

Symptôme : pics plus grands ou plus petits que prévu	257
Symptôme : transmission d'échantillons	259
Symptôme : aucun signal/aucun pic	260
Résolution des problèmes liés aux seringues	261
Résolution des problèmes liés aux flacons d'échantillon	262

14 Pièces de rechange

Injecteur G4513A	264
Porte-échantillons G4514A	266
Contrôleur d'ALS G4517A (CPG 6890A uniquement)	268
Carte d'interface d'ALS G4516A (CPG 6890 Plus uniquement)	270

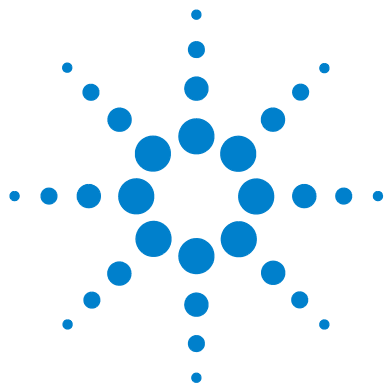

Partie 1 :

Informations de sécurité et de réglementation

Avertissements importants relatifs à la sécurité 14

Homologations réglementaires/de sécurité 16

Nettoyage 19

Recyclage du produit 20





1

Informations sur la sécurité et la réglementation

Avertissements importants relatifs à la sécurité 14

Des tensions dangereuses sont présentes sur de nombreuses pièces internes de l'appareil 14

Les décharges électrostatiques constituent une menace pour les circuits électroniques de l'appareil 14

Homologations réglementaires/de sécurité 16

Informations 16

Symboles 17

Caractéristiques techniques et environnementales 17

Compatibilité électromagnétique 18

Certification en matière d'émissions sonores pour l'Allemagne 19

Fusibles et piles 19

Nettoyage 19

Recyclage du produit 20

Ce chapitre contient des informations importantes concernant la sécurité et la réglementation de l'échantillonneur automatique de liquides (ALS) Agilent 7693A.



Avertissements importants relatifs à la sécurité

Lorsque vous utilisez l'ALS (y compris les injecteurs, le porte-échantillons ou l'un des accessoires sous tension), ayez toujours en tête les consignes de sécurité importantes suivantes.

Des tensions dangereuses sont présentes sur de nombreuses pièces internes de l'appareil

Lorsque le chromatographe en phase gazeuse (CPG) est sous tension (interrupteur en position marche), il existe des tensions dangereuses sur :

- toutes les cartes électroniques de l'instrument
- les fils et câbles internes connectés à ces cartes

Si vous utilisez un contrôleur d'ALS G4517A qui est branché à une prise secteur (même avec l'interrupteur en position arrêt), les points suivants sont portés à des tensions potentiellement dangereuses :

- le câblage entre le cordon d'alimentation de l'instrument et l'alimentation secteur
- l'alimentation secteur elle-même
- le câblage entre l'alimentation secteur et l'interrupteur
- le câblage entre le contrôleur d'ALS G4517A et l'un des injecteurs ou le porte-échantillons

AVERTISSEMENT

Toutes ces parties sont protégées par des capots. Si les capots sont bien en place, il est peu probable que l'on entre accidentellement en contact avec ces tensions dangereuses. Sauf instruction contraire, ne retirez jamais les capots.

AVERTISSEMENT

Si l'isolant du cordon d'alimentation ou du câble reliant l'instrument au CPG présente des signes de faiblesse ou d'usure, le cordon doit être remplacé. Contactez un représentant du service après-vente Agilent.

Les décharges électrostatiques constituent une menace pour les circuits électroniques de l'appareil

Les cartes à circuit imprimé de l'instrument peuvent être endommagées par suite de décharges électrostatiques. Ne les touchez pas, sauf en cas de nécessité absolue. Pour manipuler une carte, portez un bracelet antistatique

mis à la terre et tenez la carte par les bords uniquement. N'oubliez pas de porter un bracelet antistatique mis à la terre chaque fois que vous retirez le capot des circuits électroniques.

Homologations réglementaires/de sécurité

L'ALS respecte les normes de sécurité suivantes :

- CEI (Commission électrotechnique internationale) : 61010-1
- EN (norme européenne) : 61010-1

Outre les homologations réglementaires/de sécurité ci-dessus, le contrôleur d'ALS G4516A respecte également les homologations suivantes :

- CSA (Canadian Standards Association, Association canadienne de normalisation) : C22.2 n° 1010.1
- CSA/NRTL (Nationally Recognized Test Laboratory, Laboratoire d'essai certifié au Canada) : UL 61010A-1

L'instrument respecte la réglementation suivante concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) et les interférences en radiofréquences (RFI) :

- CISPR 11/EN 55011 : groupe 1, classe A
- CEI/EN 61326-1
- AUS/NZ  N10149

This ISM device complies with Canadian ICES-001. Cet appareil ISM est conforme à la Norme sur le Matériel Brouilleur NMB-001 (Canada).



L'instrument est conçu et fabriqué selon un système d'assurance qualité certifié ISO 9001.

Informations

L'ALS Agilent Technologies est conforme aux classifications CEI suivantes : sécurité de classe I, résistance aux surtensions transitoires de la catégorie II, degré 2 de pollution.

Cet instrument a été conçu et testé selon des normes de sécurité reconnues ; il est conçu pour un usage en intérieur. Si l'instrument est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'instrument peut en être diminuée. Si, pour une raison quelconque, l'ALS Agilent ne présente plus la sécurité d'origine, déconnectez-le de toutes les sources d'énergie et veillez à ce qu'il ne puisse plus être utilisé.

Ne confiez les interventions qu'à des techniciens qualifiés. Un échange de pièces ou une modification non autorisée sur l'instrument peuvent compromettre la sécurité.

Symboles

Les avertissements figurant dans le manuel ou inscrits sur l'instrument doivent être respectés pendant toutes les phases d'utilisation, d'entretien et de réparation de celui-ci. Le non-respect de ces précautions constitue un manquement aux normes de sécurité et à l'utilisation prévue de l'instrument. La société Agilent Technologies décline toute responsabilité en cas d'inobservation de ces consignes.

Se référer aux documents annexes pour plus d'informations.



Surface chaude.



Risque d'électrocution.



Borne de terre.



Risque d'explosion.



Risque de décharge électrostatique.



Caractéristiques techniques et environnementales

- Utilisation dans des locaux fermés en atmosphère normale uniquement
- Altitude jusqu'à 4300 m
- Températures d'exploitation ambiantes comprises entre 5 et 55 °C
- Humidité relative maximale de 80 % pour des températures allant jusqu'à 31 °C avec diminution linéaire jusqu'à un niveau d'humidité relative de 50 % à 40 °C

- Degré de pollution 2, catégorie d'installation II

Outre les caractéristiques techniques et environnementales ci-dessus, le contrôleur d'ALS G4517A respecte les caractéristiques techniques et environnementales suivantes :

- Puissance nominale de 100–120 Vca ou 220–240 Vca à 50/60 Hz pour l'alimentation secteur 180 VA
- Variations de la tension d'alimentation secteur allant jusqu'à $\pm 10 \%$ de la tension nominale

Compatibilité électromagnétique

Cet instrument est conforme aux exigences des normes CISPR 11 et CEI 61326-1. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1 L'instrument ne peut pas provoquer de perturbations radioélectriques dangereuses.
- 2 L'instrument supporte les perturbations radioélectriques, y compris celles pouvant engendrer un mauvais fonctionnement.

Si cet équipement produit une interférence avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui se démontre facilement en éteignant puis en rallumant l'instrument, essayez d'y remédier de la manière suivante :

- 1 Déplacez le récepteur ou son antenne.
- 2 Eloignez l'instrument du récepteur radio ou du téléviseur.
- 3 Branchez l'instrument sur une prise de courant différente, afin de séparer ses circuits électriques et ceux du récepteur radio ou du téléviseur.
- 4 Vérifiez que tous les périphériques sont également certifiés.
- 5 Vérifiez que des câbles de raccordement appropriés sont utilisés pour connecter l'instrument et les périphériques.
- 6 Consultez le distributeur, Agilent Technologies ou un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.
- 7 Des modifications non expressément approuvées par Agilent Technologies peuvent rendre l'utilisation de l'instrument non conforme à la législation.

Certification en matière d'émissions sonores pour l'Allemagne

Pression acoustique

Pression acoustique $L_p < 82$ dB(A) selon DIN-EN-27779 (essai de type).

Schalldruckpegel

Schalldruckpegel $LP < 82$ dB(A) nach DIN-EN 27779 (Typprüfung).

Fusibles et piles

Pour consulter la liste des fusibles remplaçables sur le module contrôleur d'ALS G4517A, voir [Tableau 1](#). Seul le personnel de maintenance Agilent est autorisé à accéder aux fusibles de la carte contrôleur d'interface d'ALS 4516A.

Les autres composants de l'ALS 7693A ne comportent pas de fusibles.

Tableau 1 Fusibles du contrôleur d'ALS G4517A

Désignation du fusible	Emplacement	Type et calibre du fusible
2A	Module d'alimentation G4517A	2 A, 250 V, type T (alimentation 220-240 V)
2A	Module d'alimentation G4517A	2 A, 250 V, type T (alimentation 100-120 V)

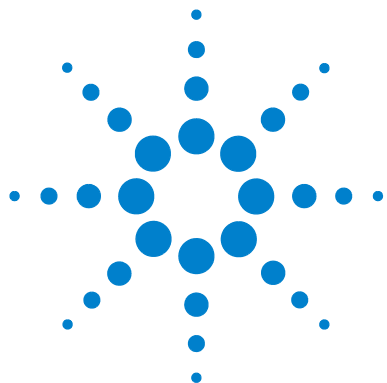
Le contrôleur d'ALS G4517A comporte également une batterie au lithium-ion non remplaçable de 3 V.

Nettoyage

Pour nettoyer les surfaces extérieures de la tourelle d'injection et du porte-échantillons, débranchez l'alimentation et essuyez à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié. Pour plus d'informations, voir « [Entretien périodique](#) », page 206.

Recyclage du produit

Pour recycler l'instrument, contactez l'agence commerciale Agilent la plus proche.




Partie 2 :

Installation

Compatibilité	23
Matériel	24
Micrologiciel	24
Injecteur G4513A	25
Porte-échantillons G4514A	25
Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage G4515A	25
Porte-échantillons avec lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4520A	25
La plaque de chauffage et de refroidissement G4522A	26
Kit de mise à niveau G4526A pour CPG 6890 Séries	26
Installation	27
Préparation du CPG	28
Préparation de la zone d'entrée du CPG	29
Installation du porte-échantillons G4514A	35
Installation de l'injecteur G4513A	46
Choix du type de tourelle	57
Connexion des câbles	58
Rangement du porte-échantillons	65
Installation des racks de flacons	66
Mise à jour du micrologiciel	71
Configuration du CPG et du système de données	73
Réalisation d'un essai	77
Accessoires	79
Installation du contrôleur G4526A/G4517A ALS (CPG 6890A)	80
Installation du contrôleur d'interface ALS G4526A/G4516A (CPG 6890 Plus)	85
Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A	89



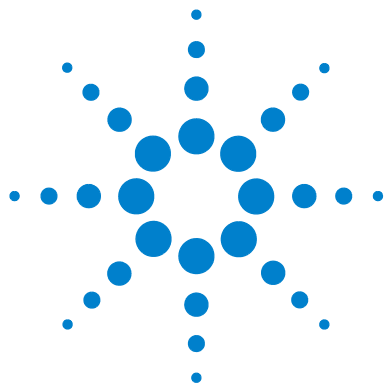Installation de la plaque de chauffage et de refroidissement
G4522A [100](#)



2 Compatibilité

Matériel [24](#)

Micrologiciel [24](#)

Injecteur G4513A [25](#)

Porte-échantillons G4514A [25](#)

Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage G4515A [25](#)

Porte-échantillons avec lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage
G4520A [25](#)

La plaque de chauffage et de refroidissement G4522A [26](#)

Kit de mise à niveau G4526A pour CPG 6890 Séries [26](#)

Ce chapitre vous aide à déterminer si l'ALS 7693A est compatible avec le chromatographe en phase gazeuse (CPG) Agilent et à identifier le matériel existant.



Matériel

L'ALS 7693A est compatible avec les instruments Agilent suivants :

- CPG 7890A
- CPG 7820A
- CPG série 6890
- CPG série 6850
- DDM 7820
- LTM CPG/DDM 5975T

Micrologiciel

Les CPG Agilent nécessitent l'utilisation de niveaux de version minimum pour le micrologiciel voir [Tableau 2](#).

Pour mettre à jour le micrologiciel, utilisez soit l'utilitaire d'instrument fourni sur le CPG et le DVD « GC/MS Hardware User Information & Utilities DVD », soit le logiciel Agilent Lab Advisor.

Tableau 2 Niveaux de version minimum du micrologiciel de CPG à utiliser avec l'ALS 7693A

Instrument	Niveau de version du micrologiciel minimum requis
CPG 7890A	A.01.10
CPG 7820A	A.01.01
CPG 6890N	N.06.07
CPG 6890A	A.03.08 (carte à puces)
CPG 6890 Plus	A.03.08 (carte à puces)
CPG 6850 ayant pour numéro de série < US00003200	A.03.07
CPG 6850 ayant pour numéro de série > US10243001 (CPG en réseau 6850 séries II inclus)	A.06.02
DDM 7820	A.01.01 (CPG)
LTM CPG/DDM 5975T	A.03.02.005 (GC) / 5.02.07 (DDM)

Injecteur G4513A

L'injecteur G4513A est destiné à l'ALS Agilent 7693A. Celui-ci n'accepte que ce modèle d'injecteur.

Porte-échantillons G4514A

Le porte-échantillons G4514A est destiné à l'ALS Agilent 7693A. Celui-ci n'accepte que ce modèle de porte-échantillons.

Les échantillons peuvent être manipulés entièrement avec la tourelle autonome à 16 échantillons ou avec la tourelle de transfert à 3 échantillons fournie avec l'injecteur. Le porte-échantillons G4514A a une capacité de 150 échantillons.

Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage G4515A

Le lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A est destiné à l'ALS Agilent 7693A ; il réalise des contrôles d'identification d'échantillon formels et propose des fonctions de chauffage et de mélange pour un flacon. Le système n'accepte pas d'autres lecteurs de codes barres/mélangeurs/chauffages, mélangeurs ou chauffages.

Porte-échantillons avec lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4520A

Le porte-échantillons G4520A avec lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage préinstallé équivaut à la combinaison du porte-échantillons G4514A et du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A. Dans ce manuel, toute référence au numéro G4514A ou G4515A s'applique également à l'accessoire G4520A.

La plaque de chauffage et de refroidissement G4522A

La plaque de chauffage et de refroidissement Agilent G4522A est tout spécialement destinée au porte-échantillons G4514A. Celui-ci n'accepte que cet accessoire de refroidissement.

Kit de mise à niveau G4526A pour CPG 6890 Séries

Le kit de mise à niveau G4526A est nécessaire pour tous les CPG 6890 Séries disposant de l'ALS Agilent 7693A. Ce kit de mise à niveau contient les éléments suivants :

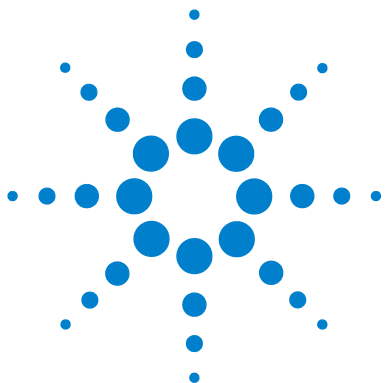
- Couvercle du ventilateur des injecteurs G1530-40205
- Capot supérieur du port d'injection G1530-40070 (bleu turquoise)
- 0515-2496 Vis M4 × 0.7 de 12 mm (3)
- 1390-1024 Vis M4 × 0.7 (1)
- CPG/CPGSM G4600-64006 DVD « GC/GCMS Hardware User Information & Utilities DVD »

Selon votre CPG 6890, les options suivantes sont disponibles :

- Option 001-Nécessaire pour les CPG 6890A dont les cinq derniers chiffres du numéro de série sont < 20000. Contrôleur ALS G4516-64000 externe inclus.
- Option 002-Nécessaire pour les CPG 6890 Plus dont les cinq derniers chiffres du numéro de série sont > 20000. Carte contrôleur d'interface d'ALS G4517-64000 incluse.
- Option 003-Nécessaire pour tous les CPG 6890N. Inclut le couvercle du ventilateur des injecteurs G1530-41205 et le capot supérieur du port d'injection G1530-40075 (bleu turquoise) pour les anciens modèles de CPG 6890N, ou le capot supérieur du port d'injection G1530-41075 (gris clair) pour les nouveaux modèles de CPG 6890N.

REMARQUE

Si votre 6890A ou 6890 Plus GC ne possède pas de connexion LAN, le kit LAN G2335A 6890 est également nécessaire.



3 Installation

Préparation du CPG	28
Préparation de la zone d'entrée du CPG	29
Installation du porte-échantillons G4514A	35
Installation de l'injecteur G4513A	46
Choix du type de tourelle	57
Connexion des câbles	58
Rangement du porte-échantillons	65
Installation des racks de flacons	66
Mise à jour du micrologiciel	71
Configuration du CPG et du système de données	73
Étalonnage de l'ALS	74
Réalisation d'un essai	77

La procédure d'installation de l'ALS 7693A dépend des composants système que vous avez achetés, ainsi que du type de CPG que vous utilisez. Dans tous les cas, vous devez retirer tous les composants de l'ALS éventuellement présents avant de commencer l'installation. Les anciens CPG nécessitent des mises à jour du micrologiciel. Exécutez les procédures correspondant au CPG et à l'ALS utilisés.



Préparation du CPG

La procédure suivante explique comment préparer un CPG Agilent pour l'installation de l'ALS 7693A.

AVERTISSEMENT

La température de l'injecteur peut être assez élevée pour provoquer des brûlures cutanées. Laissez l'injecteur refroidir jusqu'à température ambiante avant de travailler à proximité.

- 1 Réglez les injecteurs, les détecteurs et le four du CPG sur la température ambiante.
- 2 Lorsque les injecteurs, les détecteurs et le four du CPG ont refroidi, éteignez le CPG et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- 3 Si des câbles de composants d'ALS sont branchés, débranchez-les. Retirez les injecteurs, les tiges de montage d'injecteur, les dispositifs de rangement, les supports du porte-échantillons, ainsi que le porte-échantillons du CPG.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'origine de l'échantillonneur.

Préparation de la zone d'entrée du CPG

La procédure suivante explique comment préparer la zone d'entrée du CPG 7890A, du CPG série 6890 et de l'injecteur du DDM 7820 pour le système d'ALS 7693A.

Si vous avez un CPG 7820A GC, un CPG série 6850 ou le LTM-CPG/DDM 5975T, ignorez cette section.

AVERTISSEMENT

La température de l'injecteur peut être assez élevée pour provoquer des brûlures cutanées. Laissez l'injecteur refroidir jusqu'à température ambiante avant de travailler à proximité.

CPG 7890A et DDM 7820

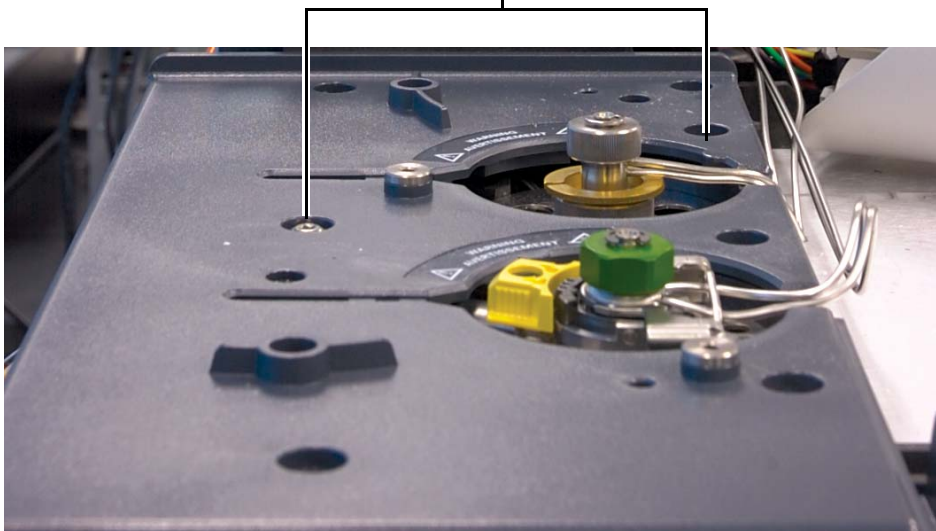
La zone d'entrée (capot supérieur du port d'injection, couvercle du ventilateur des injecteurs) du CPG 7890A et du DDM 7820A est conçue pour être entièrement compatible avec l'ALS 7693A, mais vous devez la préparer au préalable si vous installez un porte-échantillons. Si vous n'installez pas de porte-échantillons, ignorez cette section.

Cette section contient des instructions et des photos pour le CPG 7890A. Les étapes pour le DDM 7820 sont similaires.

3 Installation

Retirez cinq des sept vis qui maintiennent le cache-injecteurs sur le CPG.
Ne retirez pas les deux vis représentées dans la figure ci-dessous.

Ne retirez pas ces deux vis.



CPG série 6890

Si vous possédez un CPG série 6890, vous devez remplacer le couvercle du ventilateur des injecteurs avant d'installer un composant de l'ALS 7693A. Sur la plupart des CPG série 6890, vous devez également remplacer le capot supérieur du port d'injection. La procédure suivante explique comment préparer la zone d'entrée du CPG série 6890 pour l'installation de l'ALS 7693A.

Remplacement du couvercle du ventilateur des injecteurs

Le couvercle du ventilateur des injecteurs renferme le ventilateur qui injecte de l'air à travers les injecteurs du CPG 6890.

- 1 Desserrez la vis Torx T-20 sur le côté droit du couvercle du ventilateur. Pour connaître l'emplacement de la vis, voir [Figure 2](#) page 33.
- 2 Faites glisser le couvercle légèrement vers la droite pour le dégager de la tige de montage gauche, puis retirez le couvercle en le soulevant.
- 3 Placez le couvercle de rechange du ventilateur des injecteurs (G1530-41205) sur la tige de montage gauche, puis emboîtez-le.
- 4 Serrez la vis Torx T-20 sur le côté droit du couvercle du ventilateur.

Remplacez le capot supérieur du port d'injection

Le capot supérieur du port d'injection est le capot en plastique qui recouvre les deux injecteurs. Dans la plupart des cas, vous devez le remplacer avant d'utiliser l'ALS 7693A. Néanmoins, certains modèles de CPG série 6890 récents sont équipés en série d'un capot supérieur du port d'injection compatible. Si le capot supérieur du port d'injection de votre système comporte les deux dispositifs illustrés sur la [Figure 1](#), vous pouvez ignorer cette section. Sinon, exécutez la procédure suivante.

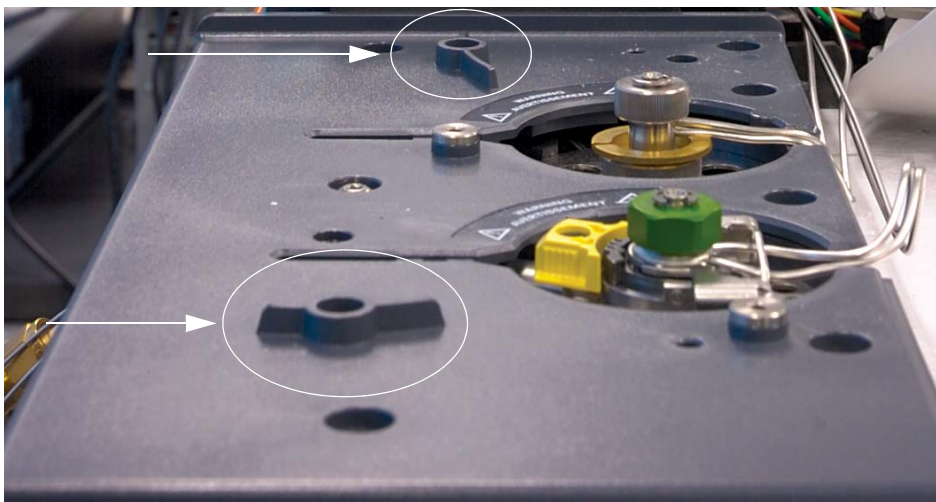


Figure 1 Caractéristiques du capot supérieur du port d'injection compatible

- 1 Desserrez complètement les 6 vis Torx T-20 situées sur le dessus du cache (voir Figure 2).

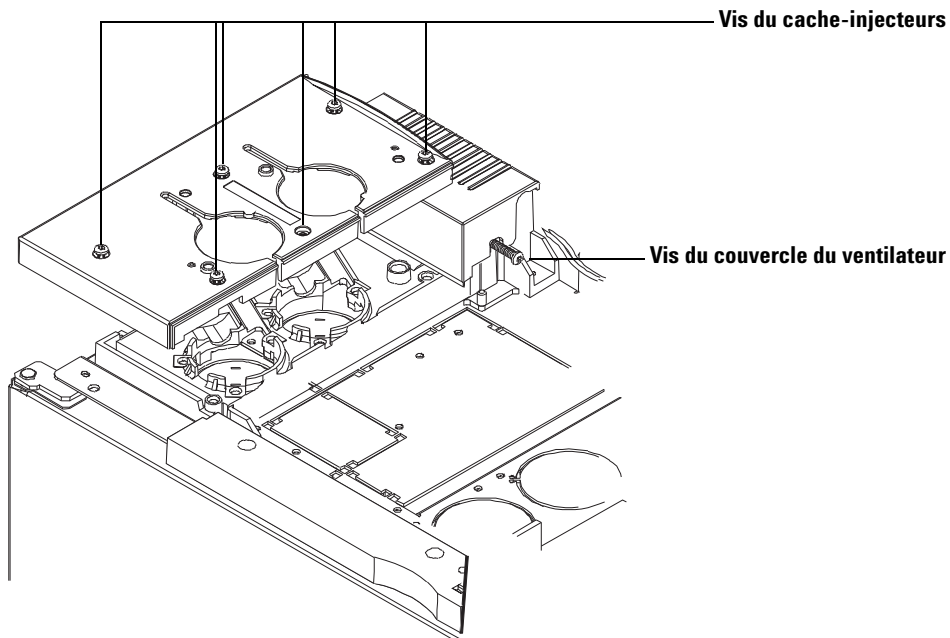


Figure 2 Retrait du capot supérieur du port d'injection et du couvercle du ventilateur des injecteurs (CPG série 6890)

- 2 Retirez le cache en le soulevant.
- 3 Placez le cache-injecteurs de rechange (G1530-41075) sur le CPG. Vérifiez que les conduites et les fils passent bien dans les canaux appropriés.

- 4 Fixez le capot supérieur de recharge du port d'injection en introduisant dans les trous appropriés les deux vis que vous avez retirées du cache-injecteurs d'origine (voir [Figure 3](#)).

Réutilisez les vis du
cache d'origine

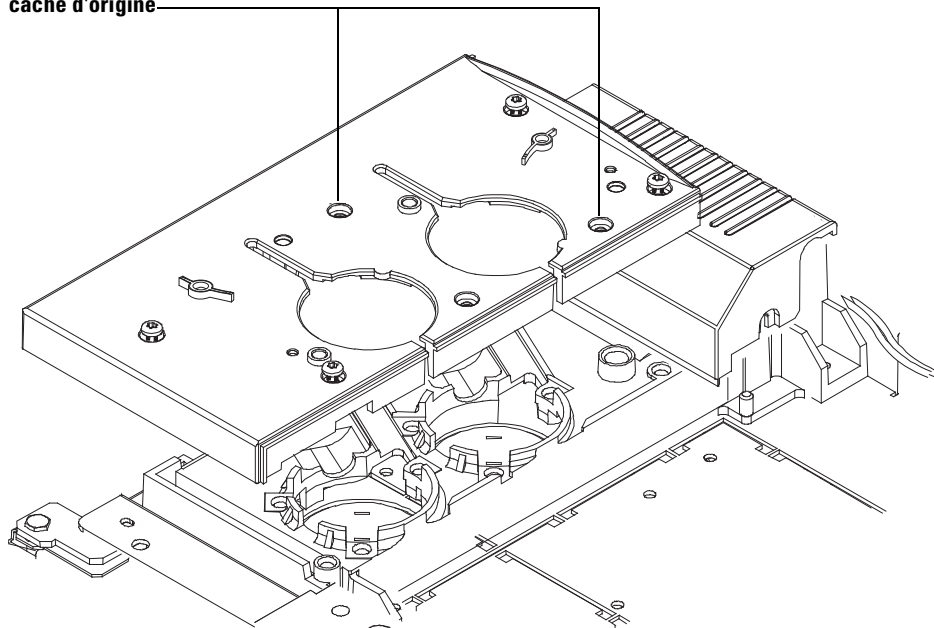


Figure 3 Remplacement du capot supérieur du port d'injection et du couvercle du ventilateur des injecteurs (CPG série 6890)

- 5 Si vous installez un porte-échantillons, la procédure de remplacement du cache est terminée. N'oubliez pas de ranger les autres vis dans un endroit sûr. Passez à la section suivante.

Si vous n'installez pas de porte-échantillons, fixez les quatre autres vis Torx T-20 sur le capot supérieur du port d'injection.

Installation du porte-échantillons G4514A

La procédure suivante explique comment installer le porte-échantillons G4514A sur le CPG 7890A, le CPG série 6890 et le DDM 7820.

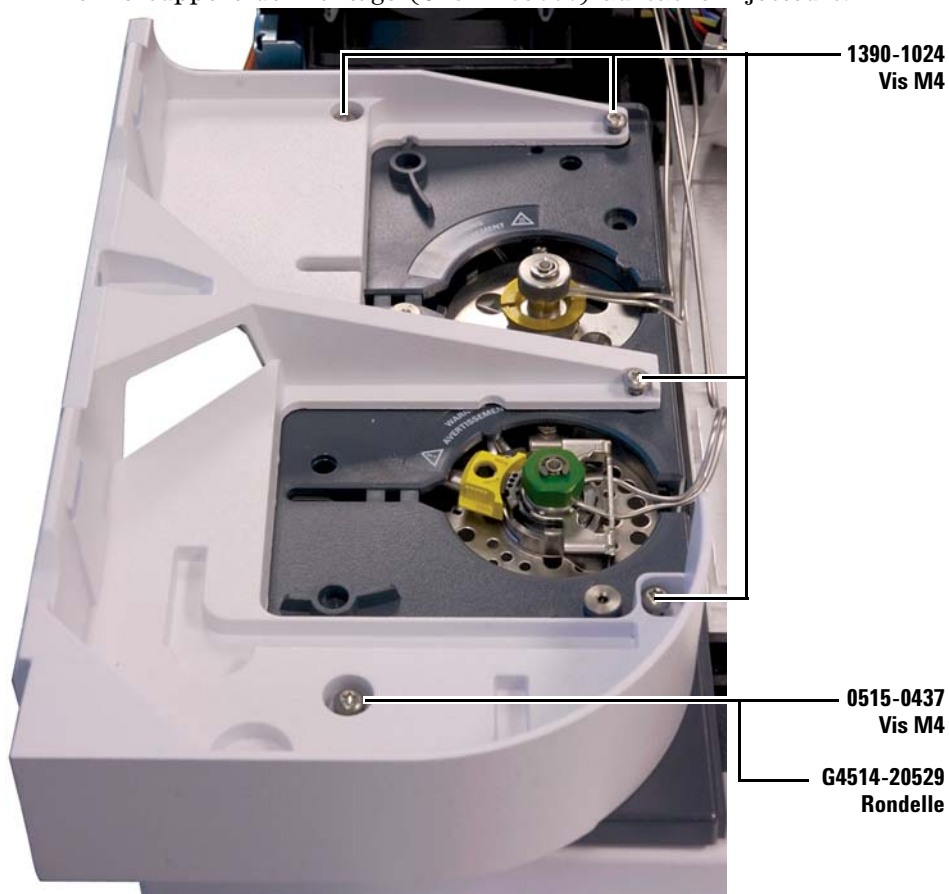
Si vous utilisez un CPG 7820A, un CPG série 6850, un LTM-CPG/DDM 5975T LTM ou que vous ne prévoyez pas d'installer un porte-échantillons, ignorez cette section.

Si vous avez un CPG 6890A, veuillez à installer le contrôleur l'ALS G4526A/G4517A avant d'installer le porte-échantillons G4514A. Voir « [Installation du contrôleur d'ALS G4526A/G4517A](#) » pour de plus amples informations.

Si vous avez un CPG 6890 Plus, veuillez à installer le contrôleur d'interface d'ALS G4526A/G4516A avant d'installer le porte-échantillons G4514A. Voir « [Installation du contrôleur d'interface d'ALS G4526A/G4516A](#) » pour de plus amples informations.

Installation du support de montage

- 1 Fixez le support de montage (G4514-63000) au cache-injecteurs.




Préparation du porte-échantillons

AVERTISSEMENT


Maintenez le porte-échantillons avec précaution. Étant donné que les moteurs sont lourds et décentrés, le porte-échantillons risque de vous échapper des mains si vous ne trouvez pas le bon point d'équilibre.

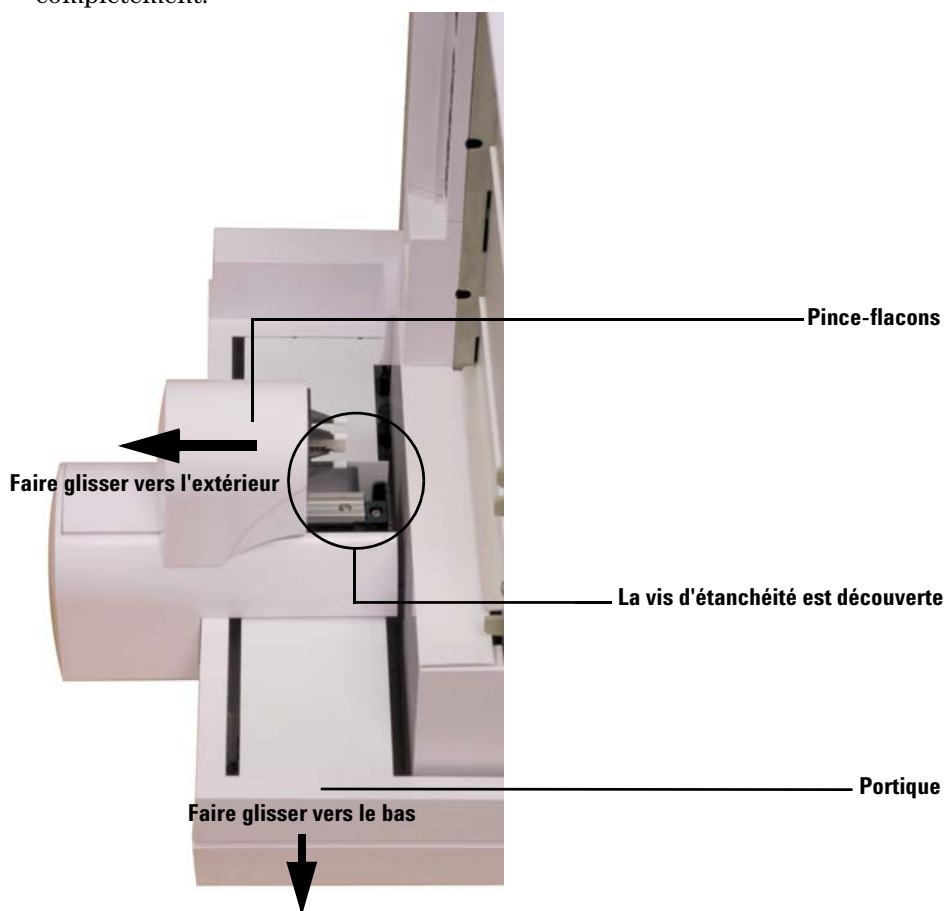- 1 Posez le porte-échantillons sur une surface plane et fixe. Vous devez le placer ce champ, support en haut. Laissez le portique coulisser complètement.




- 2** Faites glisser le pince-flacons vers l'extérieur (à l'opposé de la base du porte-échantillons) jusqu'à ce que la vis d'étanchéité soit accessible.

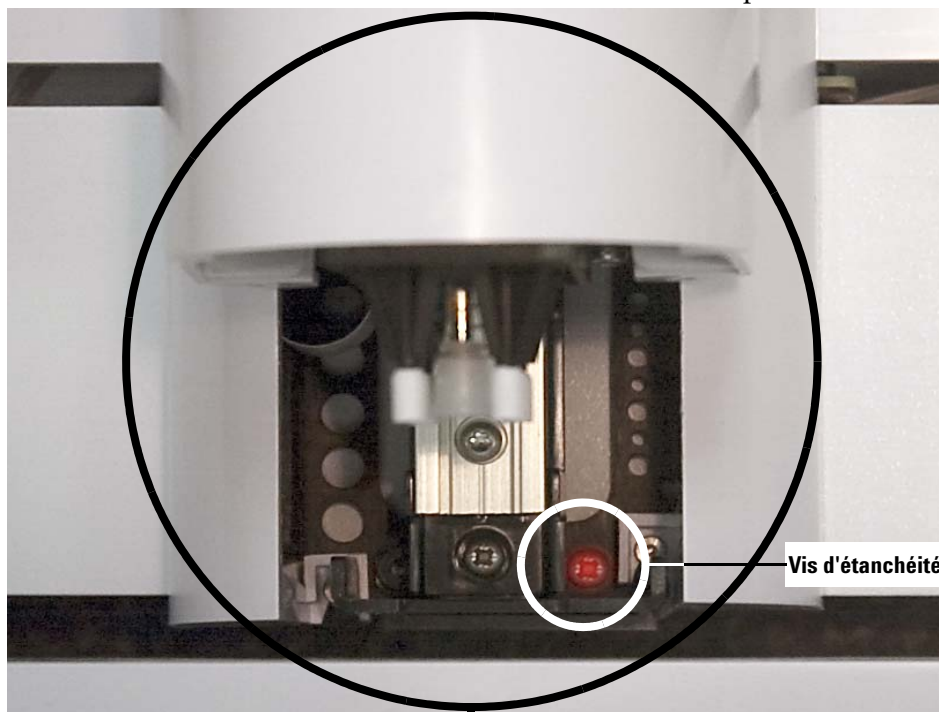3 Retirez la vis d'étanchéité à l'aide d'un tournevis et de pinces brucelles.




3 Installation

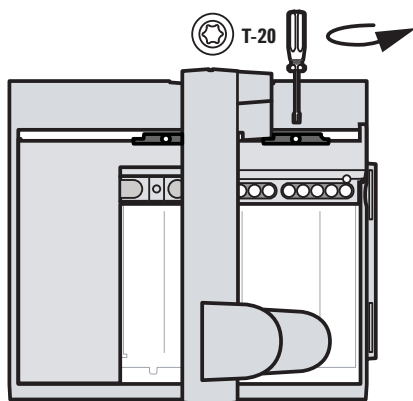
4




5

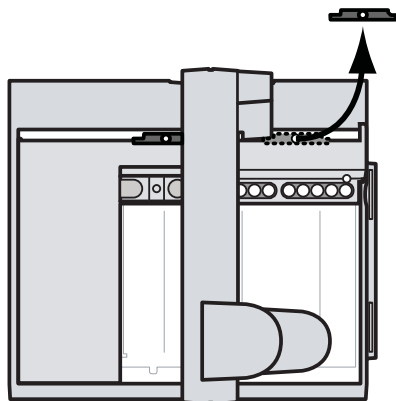


6

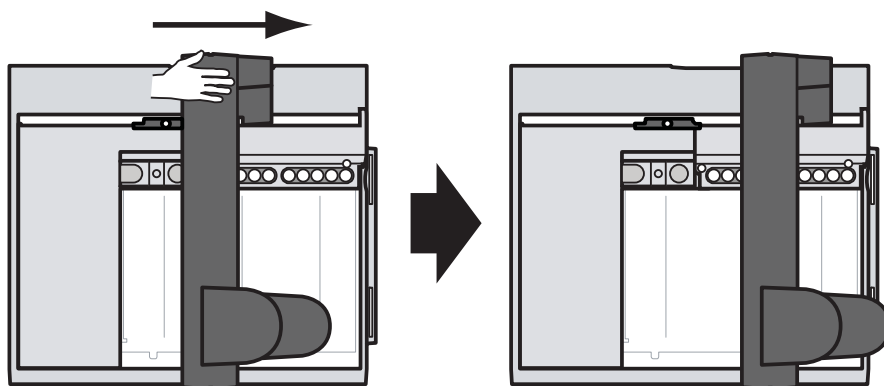

7

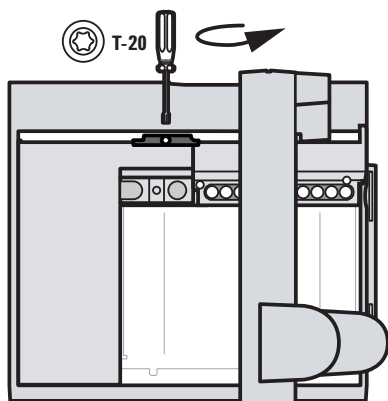

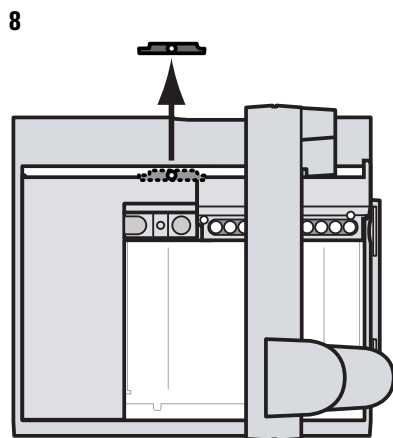

Installation du porte-échantillons

- 1 En tenant le support du porte-échantillons à deux mains, placez-le avec précaution sur les pattes du support de montage (voir [Figure 4](#)). Essayez d'empêcher le portique de glisser vers le support du porte-échantillons pendant cette étape.
- 2 Inclinez le porte-échantillons, alignez le support du porte-échantillons avec les pattes du support de montage, puis abaissez progressivement le porte-échantillons.



Figure 4 Mise en place du support du porte-échantillons au-dessus des pattes du support de montage

3 Installation

- 3 Une fois le porte-échantillons fixé, assurez-vous qu'il repose bien à plat sur le support de montage. Chaque patte du support de montage doit s'emboîter entièrement dans le support du porte-échantillons (voir Figure 5).



Figure 5 Porte-échantillons correctement installé




Figure 6 Porte-échantillons mal installé

- 4 Fixez le porte-échantillons au support de montage au moyen de trois vis Torx T-30.



Connexion du câble de communication

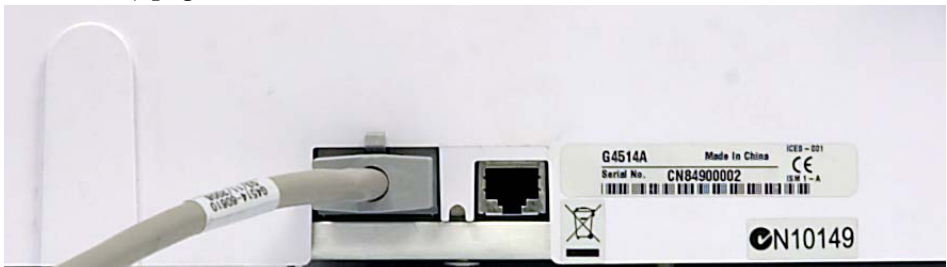- 1 Branchez le câble de communication au porte-échantillons. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « [Connexion des câbles](#) », page 58.



Installation de l'injecteur G4513A

Installation de l'injecteur

La procédure suivante explique comment installer l'injecteur G4513A.

Si vous installez un porte-échantillons G4514A avec votre ALS, vous devez commencer par installer le support de montage. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « [Installation du support de montage](#) », page 36.

Si vous avez un CPG 6890A, veuillez à installer le contrôleur l'ALS G4526A/G4517A avant d'installer le porte-échantillons G4514A. Voir « [Installation du contrôleur d'ALS G4526A/G4517A](#) » pour de plus amples informations.

Si vous avez un CPG 6890 Plus, veuillez à installer le contrôleur d'interface d'ALS G4526A/G4516A avant d'installer le porte-échantillons G4514A. Voir « [Installation du contrôleur d'interface d'ALS G4526A/G4516A](#) » pour de plus amples informations.

- 1 Installez le ou les dispositifs de rangement sur le CPG. Si vous avez un LTM-CPG/DDM 5975T, ignorez l'étape suivante.

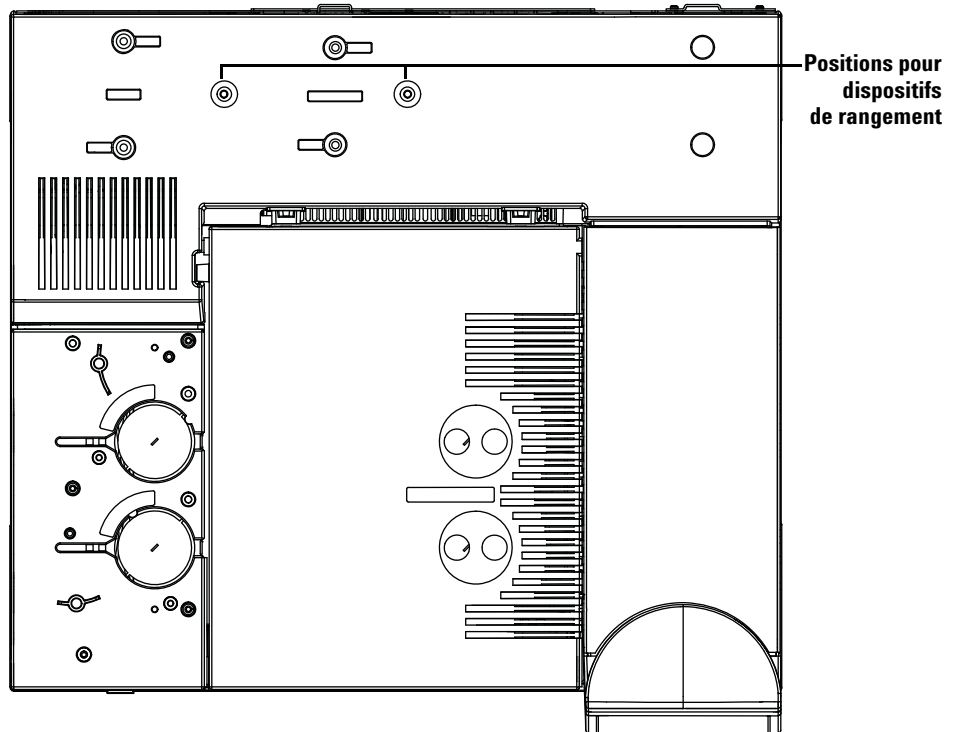


Figure 7 Positions pour dispositifs de rangement (sur un modèle 7890A)

- 2 Placez l'injecteur sur une surface plane ou posez-le sur un dispositif de rangement.
- 3 Retirez le ruban qui maintient la tourelle et la porte de la tour d'injection.
- 4 Ouvrez la porte de l'injecteur.

3 Installation

- 5 A l'aide d'un tournevis Torx T-10, desserrez complètement la vis T-10 et retirez le dispositif de blocage qui retient le chariot de la seringue (voir [Figure 8](#) et [Figure 9](#)).

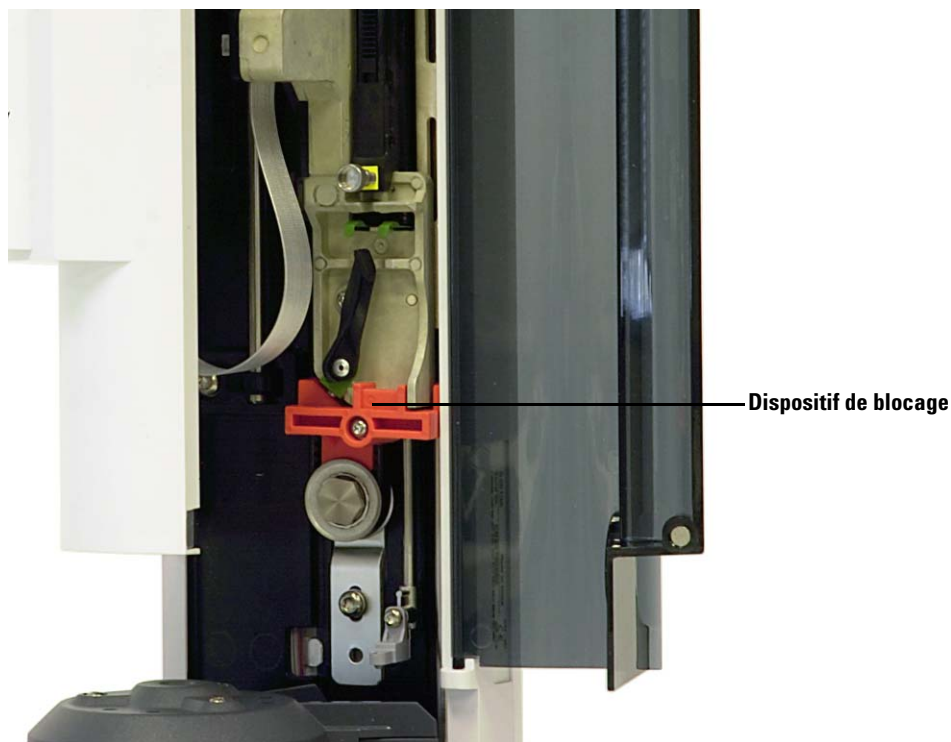


Figure 8 Avec dispositif de blocage



Figure 9 Sans dispositif de blocage

6 Fermez la porte de l'injecteur.

ATTENTION

Pour les étapes suivantes, utilisez un tournevis plat de la taille de la fente située sur le dessus des tiges. Une lame trop petite risque d'endommager le sommet de la tige et d'empêcher l'installation correcte de l'injecteur.

ATTENTION

N'installez pas d'injecteur G4513A sur une tige de montage d'un autre injecteur sous peine d'endommager l'injecteur. Remplacez l'ancienne tige par une tige neuve.

- 7 Installez la tige de montage de l'injecteur (G4513-20561, [Figure 10](#)) sur l'extrémité fileté du cache-injecteurs du CPG. Si vous utilisez une tige de montage inadaptée (la tige de montage de l'ALS 7683B, par exemple), l'injecteur ne fonctionnera pas. La tige de montage fournie dans ce kit n'est compatible qu'avec l'injecteur G4513A.

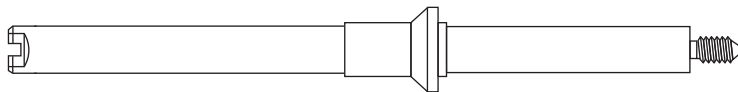


Figure 10 Tige de montage (G4513-20561)

- **CPG 7890A, CPG 7820A et DDM 7820.** Installez la tige de montage dans le cache-injecteurs à l'endroit de votre choix (avant ou arrière). La tige doit être entièrement enfoncée (voir [Figure 11](#)).

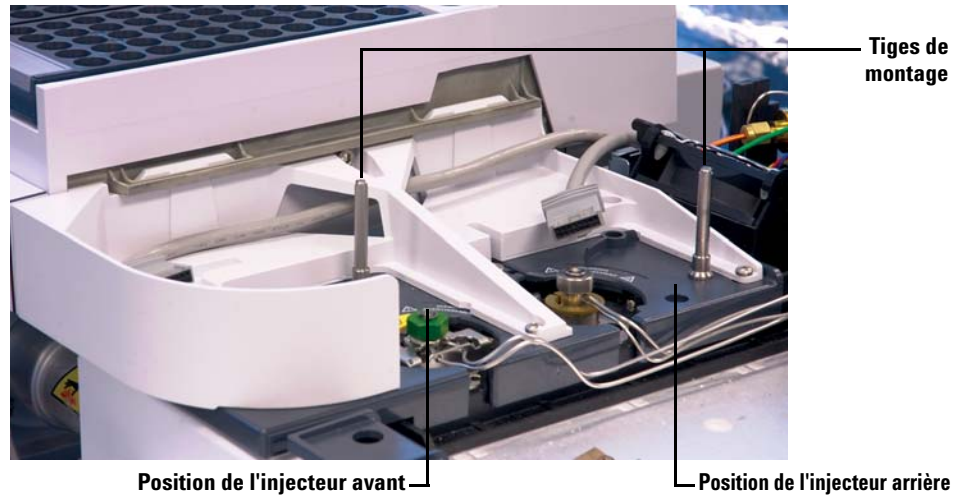


Figure 11 Installation des tiges de montage sur un CPG 7890A

- **CPG série 6890.** Installez la tige de montage dans le cache-injecteurs à l'endroit de votre choix (avant ou arrière). La tige doit être entièrement enfoncée (voir [Figure 12](#)).

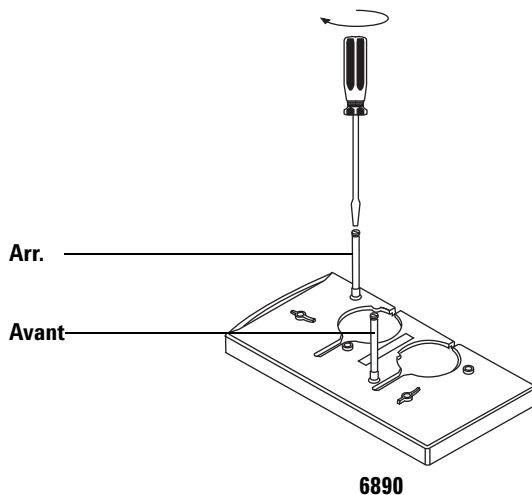


Figure 12 Installation des tiges de montage sur un CPG 6890

- **CPG série 6850.** Installation dans le support de montage de l'injecteur. Desserrez les vis de l'injecteur, puis installez la tige et resserrez les vis. La tige doit être entièrement enfoncée (voir [Figure 13](#)).

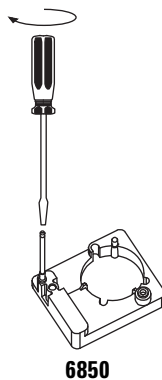


Figure 13 Installation de la tige de montage sur un CPG 6850

- **LTM CPG/DDM 5975T** Installation dans le support de montage de l'injecteur. La tige doit être entièrement enfoncée (voir [Figure 14](#)).

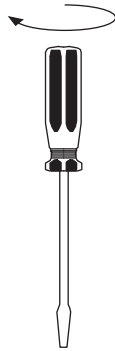


Figure 14 Installation de la tige de montage sur (LTM-CPG/DDM 5975T)

- 8** Si un porte-échantillons est installé, faites passer le câble de l'injecteur avant à travers la structure du support de montage. Si vous installez un injecteur arrière, vérifiez que le câble est disponible.


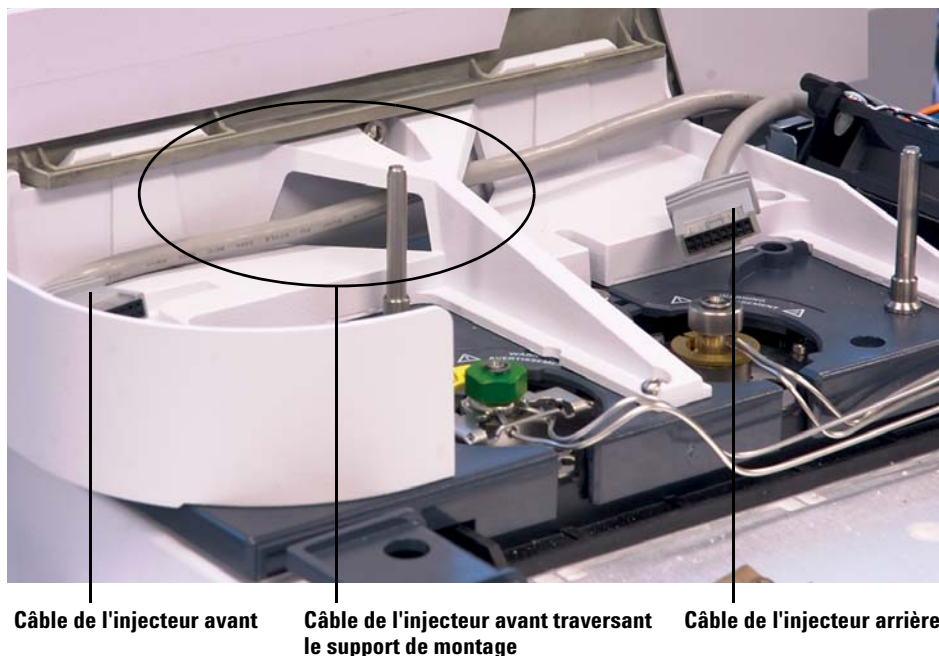


Figure 15 Câble de l'injecteur avant passant à travers le support de montage

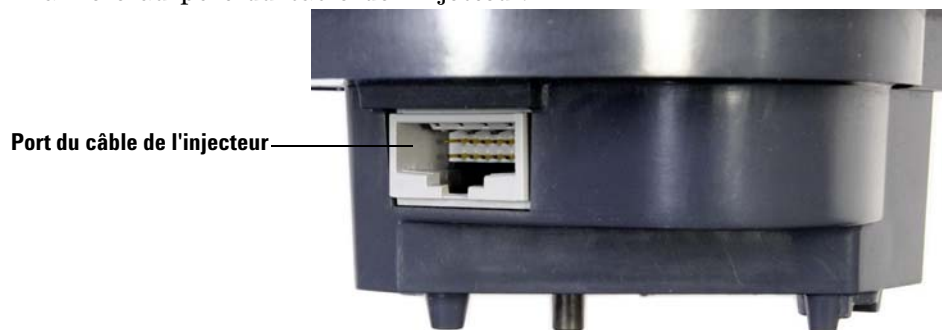- 9** Si vous installez un injecteur arrière, branchez le câble de l'injecteur arrière au port du câble de l'injecteur.




- 10** Placez l'injecteur arrière sur la tige de montage et le pied du support du cache-injecteurs arrière.




Injecteur arrière

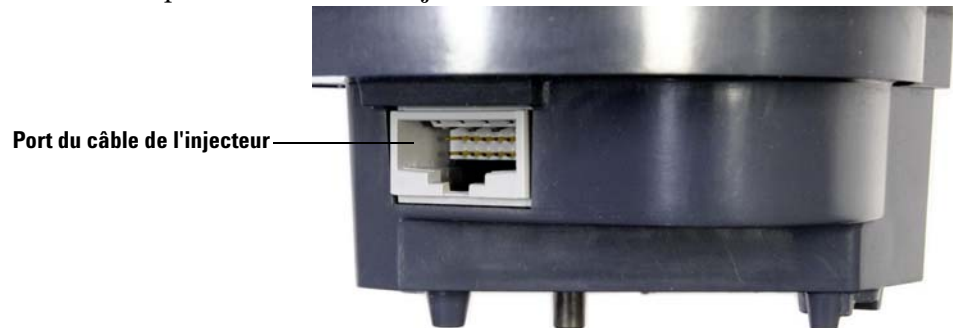- 11** Si vous installez un injecteur avant, branchez le câble de l'injecteur avant au port du câble de l'injecteur.



Port du câble de l'injecteur

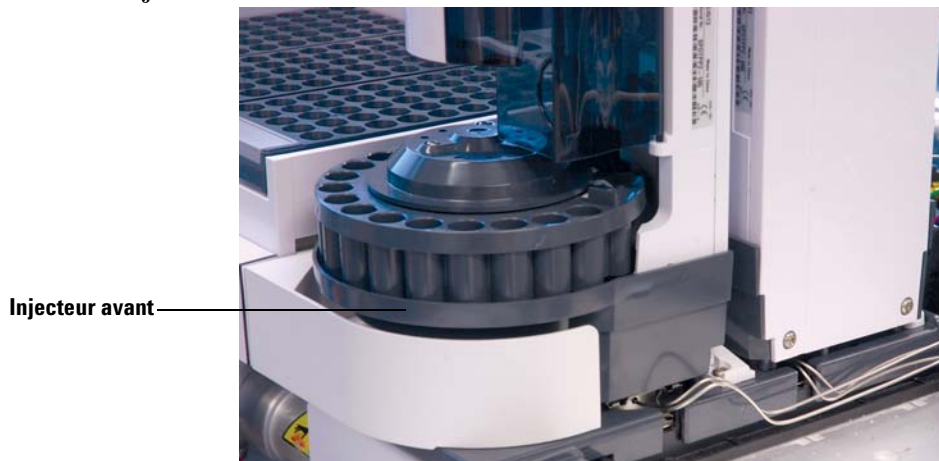- 12** Placez l'injecteur avant sur la tige de montage et le pied du support du cache-injecteurs avant.



Vérification du travail réalisé

L'injecteur doit être vertical et stable.

Si l'injecteur ne repose pas verticalement sur le CPG, vérifiez que les conduites et les câbles situés sous le cache-injecteurs passent bien par les canaux appropriés. Vérifiez également que le câble de l'injecteur avant passe à travers le support de montage du CPG voir [Figure 15](#) page 54.

Choix du type de tourelle

L'injecteur est fourni avec deux tourelles d'échantillons interchangeables :

- La *tourelle autonome* permet d'analyser jusqu'à 16 échantillons. Elle possède deux positions pour le solvant et une position pour les bouteilles de déchet. Vous pouvez configurer deux positions d'échantillons pour la préparation des échantillons. La tourelle autonome ne peut pas être utilisée avec le porte-échantillons.
- La *tourelle de transfert* s'utilise avec le porte-échantillons, aux fins d'analyse de 150 échantillons maximum. Elle propose trois positions de transfert des flacons d'échantillons ; deux positions peuvent être configurées aux fins de préparation d'échantillons. Elle propose six positions A pour les flacons de solvant, quatre positions B pour les flacons de solvant et cinq positions pour les flacons de déchet. Cette tourelle peut être utilisée avec ou sans porte-échantillons.

A la livraison de l'injecteur, la tourelle de transfert est préinstallée. Si vous souhaitez utiliser la tourelle autonome à 16 échantillons, voir « [Changement de la tourelle](#) » pour de plus amples informations.


L'injecteur G4513A ne prend pas d'autres tourelles en charge.

Connexion des câbles

Cette section explique comment installer le câble d'un ALS 7693A équipé d'un CPG.

CPG 7890A

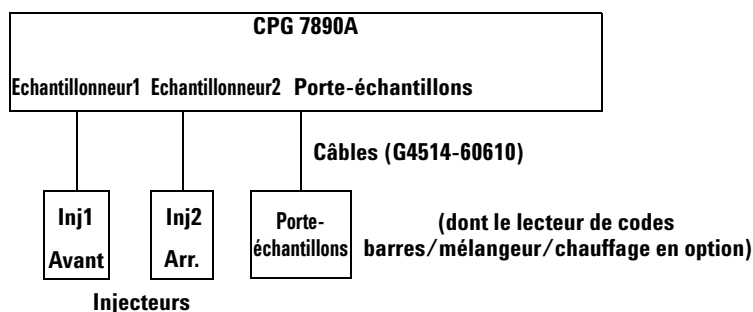La procédure suivante explique comment brancher correctement l'injecteur et le porte-échantillons au CPG 7890A.




Cordons d'alimentation non représentés

Figure 16 Câbles du CPG 7890A

- 1** Branchez le ou les injecteurs au CPG en utilisant un ou plusieurs câbles G4514-60610.
- 2** Branchez le porte-échantillons au CPG en utilisant un câble G4514-60610.
- 3** Branchez le cordon d'alimentation du CPG à la prise.

CPG 7820A

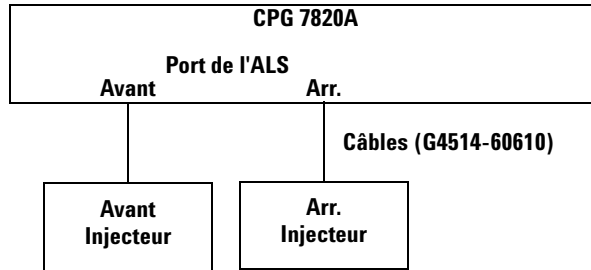La procédure suivante explique comment brancher correctement l'injecteur au CPG 7820A.




Cordons d'alimentation non représentés

Figure 17 Câbles du CPG 7820A

- 1 Branchez l'injecteur au CPG en utilisant un câble G4514-60610.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du CPG à la prise.

CPG 6890N ou 6890 Plus

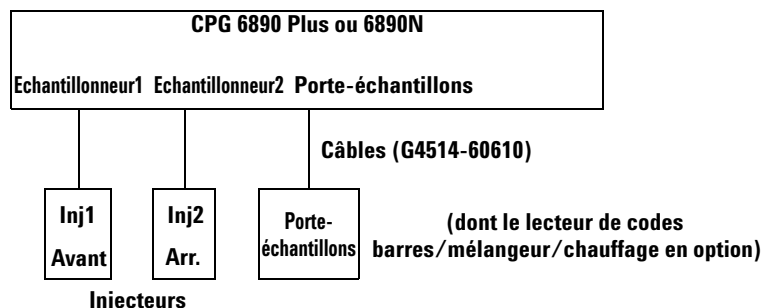La procédure suivante explique comment brancher correctement l'injecteur et le porte-échantillons à un CPG 6890N ou 6890 Plus.




Cordons d'alimentation non représentés

Figure 18 Câbles pour les CPG 6890 Plus et 6890N

- 1 Branchez le ou les injecteurs au CPG en utilisant un ou plusieurs câbles G4514-60610.
- 2 Branchez le porte-échantillons au CPG en utilisant un câble G4514-60610.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du CPG à la prise.

CPG 6890A

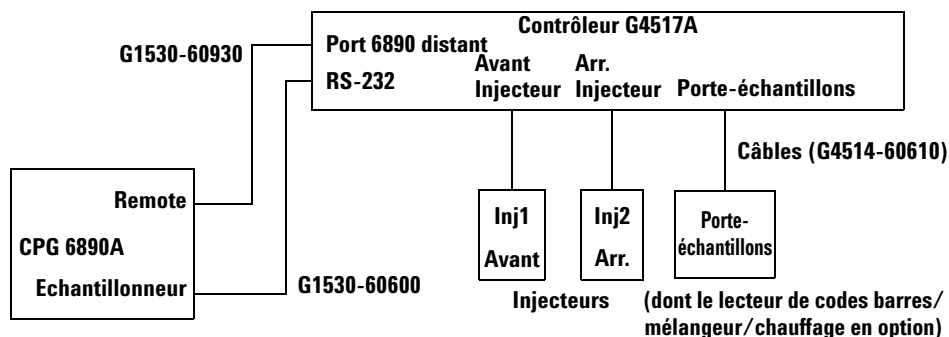La procédure suivante explique comment brancher correctement le CPG 6890A au contrôleur d'ALS G4517A, ainsi que le contrôleur aux injecteurs et au porte-échantillons. Voir « [Installation du contrôleur d'ALS G4526A/G4517A](#) » pour savoir comment installer le contrôleur d'ALS G4517A y compris son cordon d'alimentation.



Cordons d'alimentation non représentés

Figure 19 Câbles du CPG 6890A

- 1 Branchez le ou les injecteurs au contrôleur d'ALS en utilisant un ou plusieurs câbles G4514-60610.
- 2 Branchez le porte-échantillons au contrôleur d'ALS en utilisant un câble G4514-60610.
- 3 Branchez le contrôleur d'ALS au CPG au moyen d'un câble G1530-60930 et d'un câble G1530-60600.
- 4 Branchez les cordons d'alimentation du CPG et du contrôleur à des prises d'alimentation.

CPG série 6850

La procédure suivante explique comment brancher correctement le CPG série 6850 à l'injecteur.


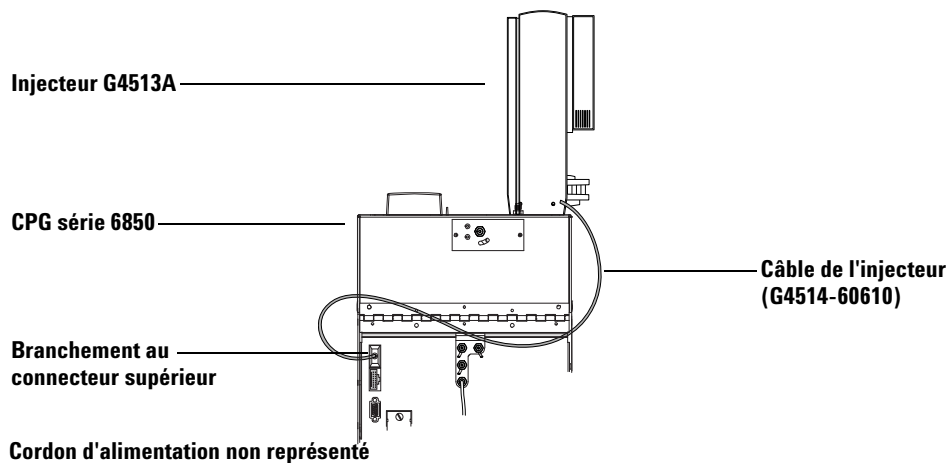


Figure 20 Câble pour CPG série 6850

- 1 Branchez le ou les injecteurs au contrôleur en utilisant un câble G4514-60610. Utilisez le branchement d'injecteur supérieur situé à l'arrière du CPG. Voir la section [Figure 20](#).
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du CPG à la prise.

DDM 7820

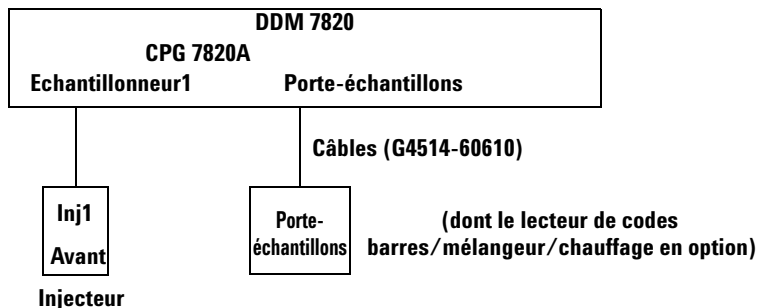La procédure suivante explique comment brancher correctement l'injecteur et le porte-échantillons au DDM 7820.




Cordons d'alimentation non représentés

Figure 21 Câbles pour le DDM 7820

- 1** Branchez l'injecteur au CPG en utilisant un câble G4514-60610.
- 2** Branchez le porte-échantillons au CPG en utilisant un câble G4514-60610.
- 3** Branchez le cordon d'alimentation du CPG à la prise.

LTM CPG/DDM 5975T

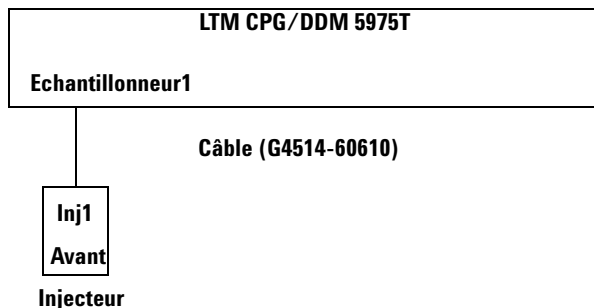La procédure suivante explique comment brancher correctement l'injecteur et le porte-échantillons au LTM-CPG 5975T.



Cordons d'alimentation non représentés

Figure 22 Câbles pour le LTM CPG/DDM 5975T

- 1 Branchez l'injecteur au CPG en utilisant un câble G4514-60610.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du CPG à la prise.

Test des connexions

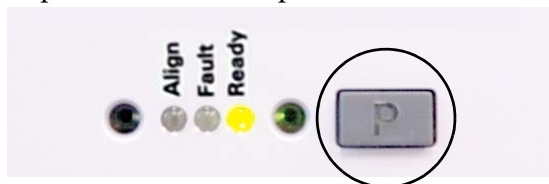
Une fois les câbles connectés, mettez le CPG sous tension. Une fois le démarrage effectué :

- le voyant Prêt de la tourelle d'injection doit être allumé.
- Si le voyant de mode d'alignement de la tourelle d'injection est allumé, reportez-vous à « [Alignement de l'injecteur](#) ».
- Si le voyant d'erreur du porte-échantillons est allumé, reportez-vous à « [Défauts](#) ».

Rangement du porte-échantillons

Si un porte-échantillons est installé, exécutez la procédure suivante pour mettre le porte-échantillons en position de rangement. Si vous ne possédez pas de porte-échantillons, ignorez cette section.

- 1 Mettez le CPG sous tension.
- 2 Rangez le porte-échantillons en appuyant sur le bouton **[P]** situé sur le panneau avant du porte-échantillons.



Le portique se déplace complètement à gauche (à l'opposé du support du porte-échantillons) tandis que le pince-flacons se déplace complètement en arrière (à l'opposé du panneau avant du porte-échantillons). Ainsi, vous pouvez accéder plus aisément à la base du porte-échantillons.

REMARQUE

Pour utiliser le porte-échantillons, le portique ne doit pas être en position de rangement. Appuyer sur **[P]** sur le panneau avant du porte-échantillons pour faire passer le portique de la position de rangement à la position de repos.

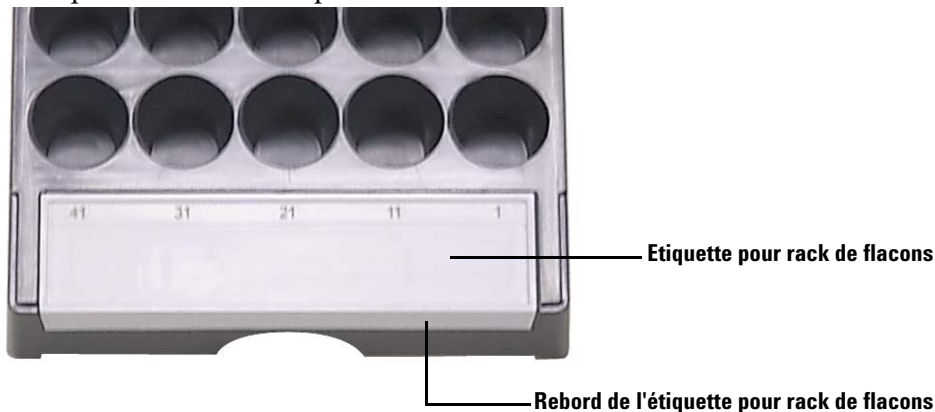
Installation des racks de flacons

Si un porte-échantillons est installé, exécutez la procédure suivante pour poser les racks de flacons. Si vous ne possédez pas de porte-échantillons, ignorez cette section.

Installation des étiquettes pour rack de flacons


Avant d'utiliser les racks de flacons, vous devez installer les étiquettes de ces racks :

- 1 Disposez les racks de flacons sur une surface plane.
- 2 Alignez l'étiquette pour rack de flacons avec l'avant du rack de flacons de sorte que le rebord de l'étiquette corresponde à l'avant du rack de flacons. Les languettes situées sous l'étiquette du rack de flacons correspondront aux trous d'insertion du rack.
- 3 Appuyez sur l'étiquette du rack de flacons en direction du rack jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.



Installation des racks de flacons

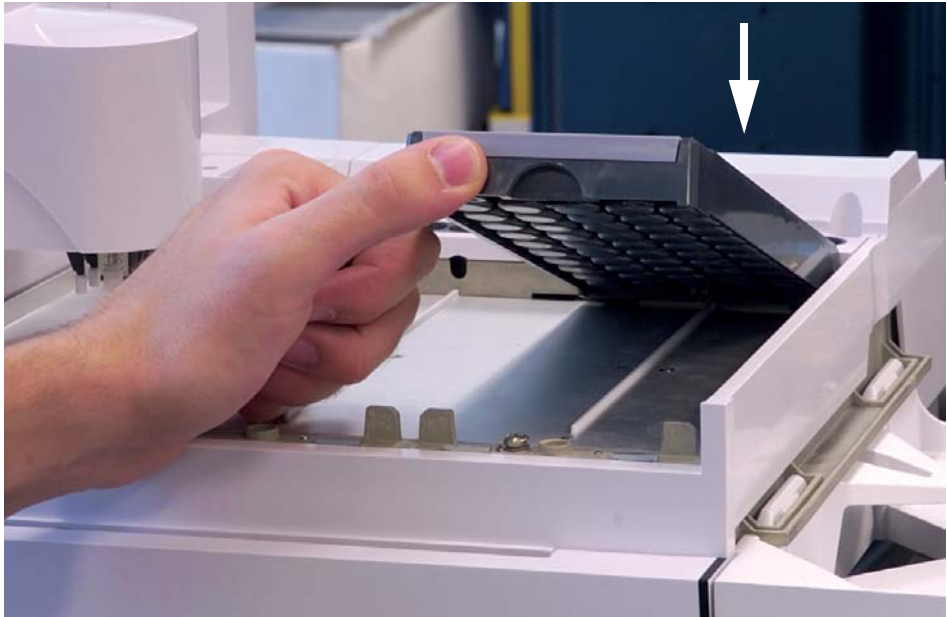
- 1 Une fois les étiquettes installées, abaissez l'arrière du rack de flacons dans la base du porte-échantillons.



- 2 Alignez la patte à l'arrière du rack de flacons avec le trou situé sur la paroi arrière du porte-échantillons.



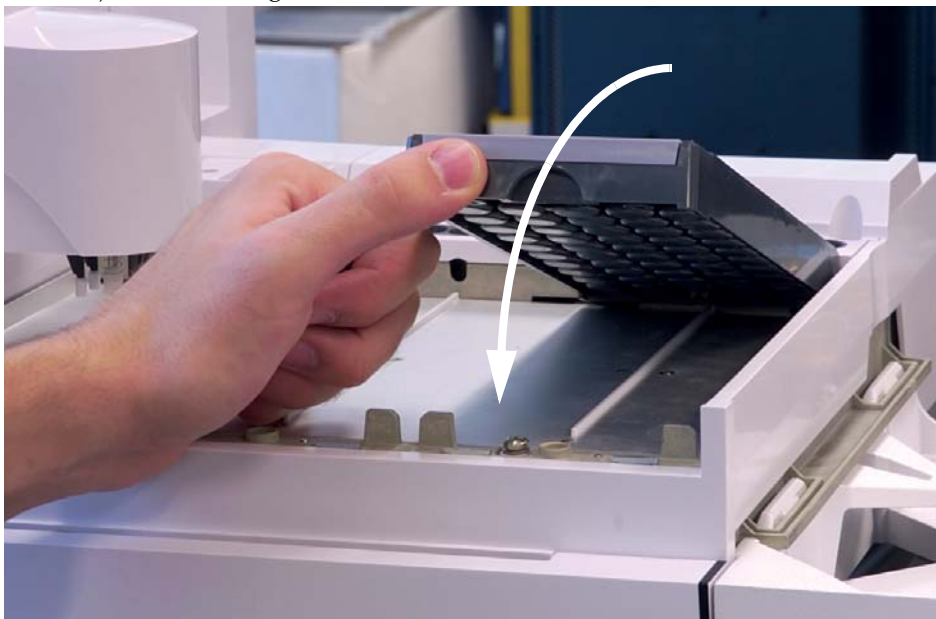- 3 Abaissez l'avant du rack de flacons en veillant à ce qu'il se mette en place et repose bien à plat dans la base du porte-échantillons. Le voyant situé en-dessous de chaque rack de flacons s'allume si le rack est présent. Assurez-vous d'installer les racks de flacons de sorte que les numéros des étiquettes de ces racks soient classés séquentiellement, et ce, de droite à gauche.



- 4 Répétez la procédure pour les deux autres racks de flacons.

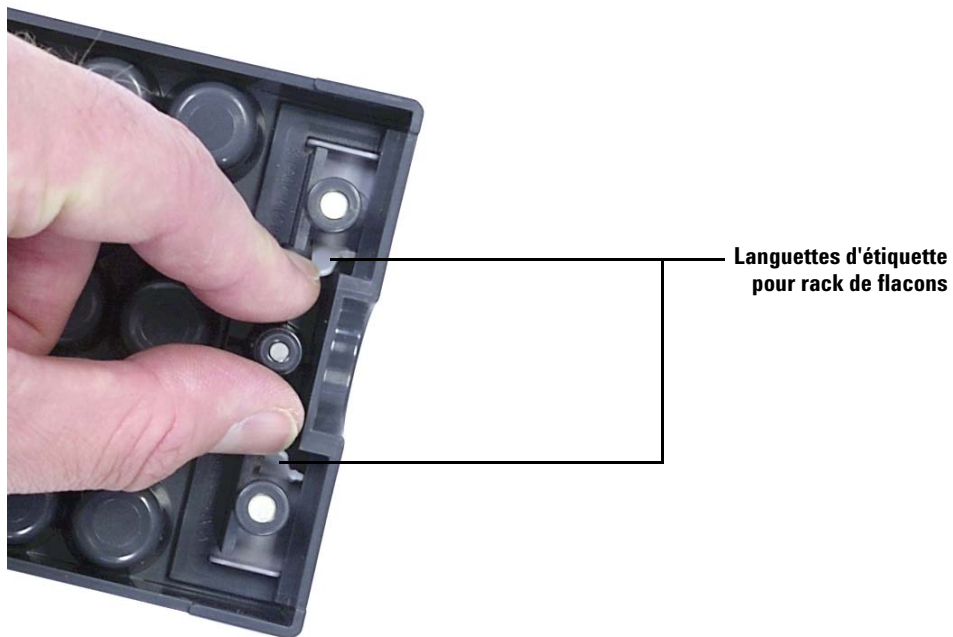
Retrait des étiquettes pour rack de flacons

Si vous ne voulez pas retirer les étiquettes pour racks de flacons, ignorez cette section. Pour retirer les étiquettes pour rack de flacons, procédez comme suit :

- 1 Maintenez le rack de flacons à l'envers.

3 Installation

- 2 A l'aide de votre main libre, pincez les deux languettes l'une sur l'autre jusqu'à ce que l'étiquette du rack de flacons se déclipse de ce dernier.



Mise à jour du micrologiciel

L'ALS 7693A nécessite l'installation de niveaux de micrologiciel spécifiques indiqués dans le [Tableau 2](#). Avant d'utiliser l'ALS 7693A, exécutez la procédure suivante pour vérifier le niveau de micrologiciel installé.

Que vous utilisiez les utilitaires d'instrument Agilent ou le logiciel Lab Advisor pour mettre à jour le micrologiciel, vous pouvez télécharger les derniers niveaux de micrologiciel à partir du site Web d'Agilent à l'adresse www.agilent.com/chem ou contacter votre représentant local Agilent.

Si vous ne mettez pas à jour le micrologiciel, le système risque de ne pas reconnaître certains composants, de faire des erreurs lors du positionnement des échantillons ou de ne pas pouvoir utiliser tous les dispositifs présents.

Affichage de la version du micrologiciel

Pour afficher la version du micrologiciel du CPG ou des composants installés de l'ALS :

Tous les CPG Mettez l'instrument hors tension, puis de nouveau sous tension. Au redémarrage, il affiche la version installée du micrologiciel.

CPG 7890A Appuyez sur **[Status] > [Clear]** ou sur **[Service Mode] > Diagnostics > Instrument status** pour afficher la version du micrologiciel installée sur le CPG. Pour afficher la version du micrologiciel installée pour les composants de l'ALS, appuyez sur **[Service Mode] > Diagnostics > ALS Status**. Faites défiler le menu pour afficher la version du micrologiciel du contrôleur d'ALS, de la tourelle avant/arrière, du porte-échantillons ainsi que du lecteur de codes barres.

CPG 7820A, DDM 7820 Sur le clavier logiciel, appuyez sur **[Status] > [Clear]** ou sur **[Service Mode] > Diagnostics > Instrument status** pour afficher la version du micrologiciel installée sur le CPG. Pour afficher la version du micrologiciel installée pour les composants de l'ALS, appuyez sur **[Service Mode] > Diagnostics > ALS Status**. Faites défiler le menu pour afficher la version du micrologiciel du contrôleur d'ALS, de la tourelle avant/arrière, du porte-échantillons ainsi que du lecteur de codes barres.

Tous les CPG 6890 Appuyez sur **[Options]**, puis sélectionnez **Diagnostics > Instrument Status**. Faites défiler la liste pour afficher la version du micrologiciel du CPG et des composants de l'ALS. Sur les CPG 6890A, il affiche la version du micrologiciel du contrôleur d'interface ALS G4517A, de la tourelle avant/arrière, du porte-échantillons ainsi que du lecteur de codes barres. Sur les CPG 6890N, il affiche la version du micrologiciel du porte-échantillons et du lecteur de codes barres.

LTM CPG/DDM 5975T Appuyez sur **[Menu]** pour faire défiler jusqu'à **+ Version** ou **+ LTM GC**, et utilisez la touche **[Item]** pour faire défiler jusqu'aux informations désirées concernant le micrologiciel. Utilisez un système de données Agilent pour afficher les informations concernant le micrologiciel de l'injecteur.

Mise à jour du micrologiciel

Pour mettre à jour le micrologiciel, utilisez soit l'utilitaire d'instrument fourni sur le CPG et le DVD « GC/MS Hardware User Information & Utilities DVD », soit le logiciel Agilent Lab Advisor. Reportez-vous à l'aide et au manuel d'utilisation pour en savoir plus sur la mise à jour du micrologiciel.

Une fois connecté à un instrument via l'écran **Firmware Update** du logiciel, vous ne pourrez plus effectuer d'autres tâches sur l'instrument tant que vous resterez connecté.

CPG 6890A et 6890 Plus

Les utilitaires d'instrument Agilent ou le logiciel Lab Advisor peuvent uniquement afficher la version du micrologiciel de ces CPG ; ils ne permettent pas de les mettre à jour. Ces CPG utilisent des puces programmables qui ont parfois besoin d'être remplacées. Pour plus d'informations, contactez votre représentant après-vente local Agilent.

Configuration du CPG et du système de données

Configurer le CPG

Une fois l'installation du matériel terminée, il ne vous reste plus qu'à configurer votre CPG pour pouvoir l'utiliser avec l'ALS 7693A. Voir « [Configuration de l'ALS](#) » pour de plus amples informations. Vérifiez les points suivants :

- Utilisation des injecteurs
- Utilisation des bouteilles de solvant
- Volumes de solvant utilisés

Configuration du système de données

Configuration

Les systèmes de données Agilent ChemStation, Agilent MSD ChemStation et Agilent EZChrome Elite contiennent des informations relatives au matériel d'échantillonnage utilisé. Ces informations doivent être mises à jour : les données caduques doivent être remplacées par des données à jour concernant le nouveau matériel installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du système de données.

Mise à jour des méthodes

Avant d'utiliser des méthodes créées pour un ancien système d'échantillonnage, n'oubliez pas de les modifier afin qu'elles soient compatibles avec le nouveau matériel.

Étalonnage de l'ALS

Si un porte-échantillons est installé, exécutez la procédure suivante pour étalonner l'ALS. Si vous ne possédez pas de porte-échantillons, ignorez cette section.

Le processus d'étalonnage de l'ALS aligne le porte-échantillons par rapport à la position de la tourelle d'injection, de sorte que les transferts de flacons se déroulent sans incidents. Vous devez réaliser un étalonnage s'il n'en existe aucun. De plus, l'étalonnage fait partie des tâches d'entretien à effectuer régulièrement.

L'étalonnage de l'ALS est recommandé lorsque certains composants de l'ALS ont été déplacés.

Pour étalonner l'ALS :

- 1 Placez le flacon d'étalonnage (G4514-40588) dans la position 1 (voir [Figure 23](#)) du porte-échantillons.



Figure 23 Position 1 du porte-échantillons

- 2 Pour l'ensemble des injecteurs installés, retirez les flacons se trouvant éventuellement dans les positions L1, L2 et L3 de la tourelle de transfert (voir Figure 24).

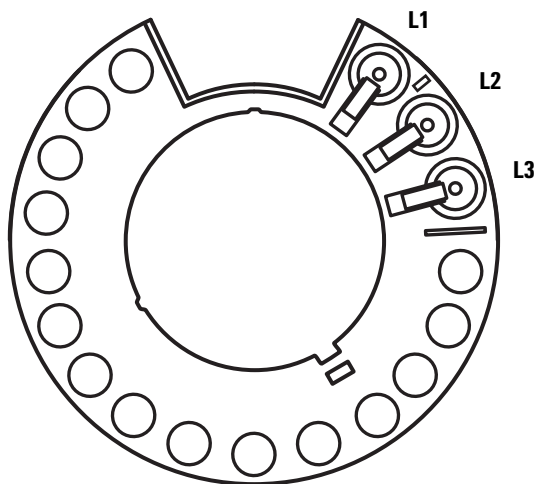


Figure 24 Positions L1, L2 et L3 de la tourelle de transfert (vue de dessus)

- 3 Lancez l'étalonnage de l'ALS :

- Sur le CPG 7890A, utilisez le clavier avant et sélectionnez **[Options] Calibration > ALS > Start Calibration.**
- Sur le CPG série 6890, utilisez le clavier avant et sélectionnez **[Options] Calibration > Sample tray > Start Calibration.**

Le système réalise les étapes d'étalonnage suivantes pour l'ensemble des injecteurs installés :

- a Le porte-échantillons évalue l'alignement de la tourelle en plaçant le flacon d'étalonnage dans la position L1 de la tourelle, puis en le ramenant dans la position 1 du porte-échantillons.
- b Le porte-échantillons teste la hauteur du flacon et la position de la tourelle en utilisant le repère d'alignement situé entre les positions L1 et L2 de la tourelle de transfert.
- c Le porte-échantillons vérifie l'alignement de la tourelle en plaçant le flacon d'étalonnage dans la position L1 de la tourelle, puis en le ramenant dans la position 1 du porte-échantillons.

- 4 Une fois l'étalonnage terminé, le voyant d'état Prêt vert s'allume et le portique s'arrête dans la position de repos (voir [Figure 61](#) page 208).

N'oubliez pas de réinstaller les flacons que vous avez retirés dans le cadre de la procédure d'étalonnage.

Réalisation d'un essai

Une fois les procédures d'installation, de configuration, de mise à jour et d'étalonnage réalisées, vérifiez que l'échantillonneur fonctionne correctement en effectuant une injection rapide.

- 1 Installez une seringue vide dans l'injecteur.
- 2 **Si vous utilisez le porte-échantillons G4514A avec un injecteur G4513A**, vérifiez que la tourelle de transfert est installée. Voir « [Changement de la tourelle](#) » pour de plus amples informations.

Si vous utilisez l'injecteur G4513A seul, remplacez, si vous le souhaitez, la tourelle de transfert par la tourelle autonome. Voir « [Changement de la tourelle](#) » pour de plus amples informations.

- 3 Placez des bouteilles vides dans tous les positions de solvant A et de déchet A de la tourelle. Placez un flacon d'échantillon fermé vide dans la position 1 du porte-échantillons (ou la position d'échantillon 1 de la tourelle si vous n'utilisez pas le porte-échantillons).
- 4 Utilisez les paramètres d'échantillonneur indiqués (voir [Tableau 3](#)). Ils sont destinés au CPG 7890A. Si vous utilisez un autre PG, utilisez ces paramètres à titre de référence.

CPG 7890A et 6890

Utilisation du clavier avant

CPG 6850

Utilisation de votre système de données Agilent

Tableau 3 Paramètres de l'essai

Paramètre	Paramètre
Volume d'injection	1.00
Retard de viscosité	0
Inject Dispense Speed	6000
Airgap Volume	0.20
Sample Pumps	6
Sample Washes	0
Solvent A post washes	1
Solvent A pre washes	1
Solvent B post washes	0
Solvent B pre washes	0
Sample Draw Speed	300


Tableau 3 Paramètres de l'essai (suite)

Paramètre	Paramètre
Pre dwell time	0
Post dwell	0
Sample offset	0
Injection Mode	Normal (1-layer injection)
Tower LED	Allumé

- 5 Réglez le programme du four du CPG sur 30 °C (ou sur la température ambiante) avec une rampe de 0 °C/min, un temps de maintien de 0,1 minute, un temps d'équilibre de 0,3 minute et un temps initial de 0,3 minute.
- 6 Stockez, chargez et analysez la séquence.

Si le système ne génère aucune erreur, l'injecteur réalisera une injection en partant de la première position de flacon.

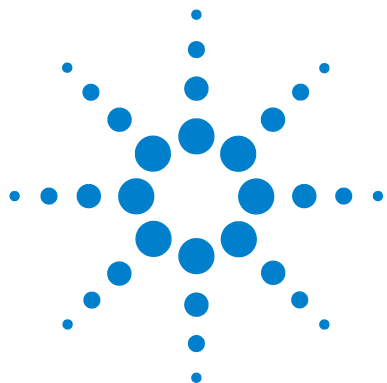Si des problèmes surviennent, voir « [Défauts](#) », « [Messages d'erreur](#) », « [Résolution des problèmes liés aux seringues](#) » ou « [Résolution des problèmes liés aux flacons d'échantillon](#) ».



4 Accessoires

Installation du contrôleur G4526A/G4517A ALS (CPG 6890A) [80](#)

Installation du contrôleur d'interface ALS G4526A/G4516A (CPG 6890 Plus) [85](#)

Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage
G4515A [89](#)

Installation de la plaque de chauffage et de refroidissement G4522A [100](#)

La procédure d'installation des accessoires de l'ALS 7693A dépend des composants système que vous avez achetés, ainsi que du type de CPG que vous utilisez. Exécutez les procédures correspondant au CPG et à l'ALS utilisés.



Installation du contrôleur G4526A/G4517A ALS (CPG 6890A)

La procédure suivante ne concerne que les CPG 6890A. Si vous ne possédez pas de CPG 6890A, ignorez cette section.

Configuration du site du contrôleur

La procédure suivante explique comment installer le contrôleur d'ALS G4517A sur un CPG 6890A.

Plages de température et d'humidité

L'ALS est conçu pour être utilisé dans des locaux fermés en atmosphère normale uniquement.

Plage de températures 5 à 55 °C

Plage d'humidité relative Humidité relative maximale de 80 % pour des températures allant jusqu'à 31 °C avec diminution linéaire jusqu'à un niveau d'humidité relative de 50 % à 40 °C

Plage d'altitude Jusqu'à 4300 m

Après toute exposition du contrôleur d'ALS à températures ou à des humidités extrêmes, attendez 15 minutes, le temps qu'il reprenne les valeurs recommandées.

Ventilation

Le contrôleur est refroidi par un flux d'air qui pénètre par l'avant de l'instrument et ressort par l'arrière. N'obstruez pas le flux d'air à l'avant ou à l'arrière de l'instrument.

Encombrement supérieur

Pour connaître l'encombrement requis autour du contrôleur, voir [Figure 25](#). Il doit y avoir suffisamment d'espace à l'avant pour accéder aux boutons du panneau avant et à l'arrière pour accéder à l'interrupteur d'alimentation.

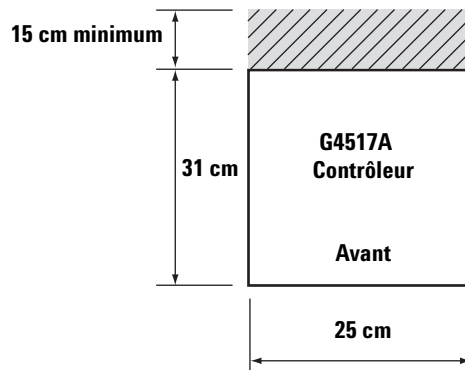


Figure 25 Encombrement supérieur

Dimensions

25 cm (L) × 31 cm (P) × 11 cm (H) × 5 kg (poids)

Orientation

Le contrôleur d'ALS G4517A est conçu pour être installé en position horizontale voir [Figure 26](#). Si vous installez le contrôleur en position verticale, il y a plus de risques qu'il bascule et qu'il blesse des personnes.

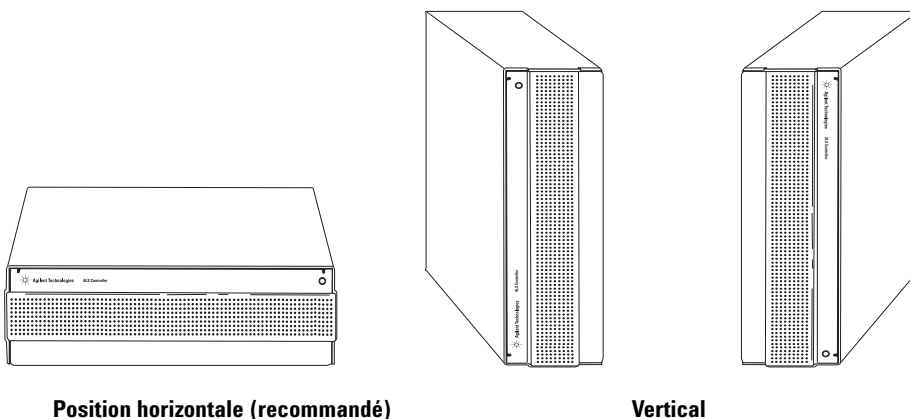


Figure 26 Orientation du contrôleur d'ALS

Installation électrique

ATTENTION

Le système requiert une mise à la terre correcte.

Mise à la terre Pour protéger les utilisateurs, l'armoire est mise à la terre au moyen du cordon d'alimentation à trois conducteurs conformément aux exigences de la CEI (Commission électrotechnique internationale).

Branché à une prise correctement mise à la terre, le cordon d'alimentation à trois conducteurs permet de mettre l'instrument à la terre et de réduire les risques d'électrocution. Une prise est correctement mise à la terre quand elle est reliée à un point de mise à la terre adapté. Il convient de vérifier la mise à la terre de toutes les prises électriques utilisées.

AVERTISSEMENT

Toute interruption du conducteur de mise à la terre ou tout débranchement du cordon d'alimentation présente des risques d'électrocution pouvant occasionner des blessures graves.

Tension secteur Le contrôleur d'ALS G4517A fonctionne sous l'une des tensions secteur indiquées (voir [Tableau 4](#)), la tension exacte dépendant du pays où il a été commandé. Etant donné qu'il doit fonctionner sous une tension spécifique, vérifiez que la tension de votre instrument est adaptée à votre laboratoire. La tension requise est indiquée à côté du point de fixation du cordon d'alimentation. Pour régler la tension du contrôleur, voir « [Contrôle de la configuration d'alimentation](#) », page 84.

Tableau 4 Tension requise par pays

Pays	Tension	Référence
Amérique du Nord et Amérique Latine, 10 A	120 V	8120-1378
Argentine	220 V	8120-6869
Australie, 10 A	240 V	8120-1369
Chili, 10 A	220 V	8120-6978
Chine, 10 A	220 V	8121-0723
Danemark/Groenland, 10 A	220 V	8120-3997
Europe, 10 A	230 V	8120-1689
Grande-Bretagne/Hong-Kong/Singapour/Malaisie, 10 A	240 V	8120-8705
Inde/Afrique du sud, 10 A	240 V	8120-4211
Israël, 10 A	220 V	8120-5182
Japon, 10 A	200 V	8120-4753
Corée, 10 A	220 V	8121-1226
Suisse, 10 A	230 V	8120-2104

Contrôle de la configuration d'alimentation

Le contrôleur d'ALS G4517A peut être configuré en 110-120 V ou en 220-240 V.

ATTENTION

Les fusibles risquent de griller si vous ne choisissez pas le réglage de tension approprié.

Pour déterminer la configuration d'alimentation appropriée, regardez à l'arrière du contrôleur. Le porte-fusibles situé au-dessous de la prise d'alimentation porte la mention 220-240 V d'un côté et la mention 110-120 V de l'autre (voir [Figure 27](#)).

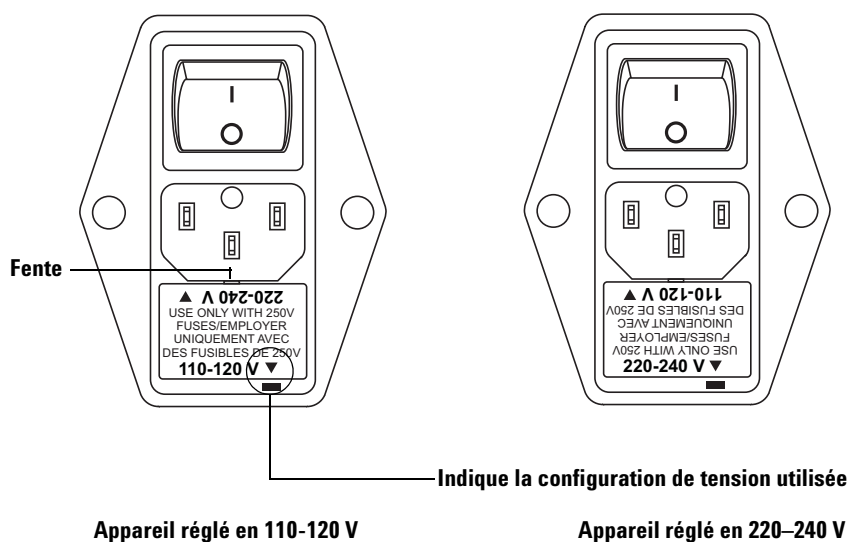


Figure 27 Configurations d'alimentation du contrôleur d'ALS G4517A

Pour changer la configuration d'alimentation utilisée, retirez le porte-fusibles en introduisant un petit tournevis plat dans la fente située sur le dessus du porte-fusibles. Tournez-le dans l'autre sens, puis réinstallez-le. Voir la section [Figure 27](#).

Installation du contrôleur d'interface ALS G4526A/G4516A (CPG 6890 Plus)

La procédure suivante explique comment installer la carte contrôleur d'interface ALS G4516A sur le CPG 6890 Plus. Si vous ne possédez pas d'appareil CPG 6890 Plus, ignorez cette section.

Pour utiliser l'ALS avec un CPG 6890 Plus, vous devez installer la carte contrôleur d'interface ALS G4516A dans ce dernier. Le CPG doit porter un numéro de série supérieur à 20 000.

AVERTISSEMENT

Avant de commencer, coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal et débranchez le cordon d'alimentation.

ATTENTION

Avant de continuer, veiller à porter un bracelet antistatique correctement relié à la terre.

1 Retirez les panneaux arrière et le capot droit du CPG.

ATTENTION

Si vous essayez de glisser la carte entière sous la patte de blocage, vous risquez d'endommager les composants de la carte.

- 2 Maintenez la carte bien droite en l'écartant légèrement sur le côté (voir [Figure 28](#)).


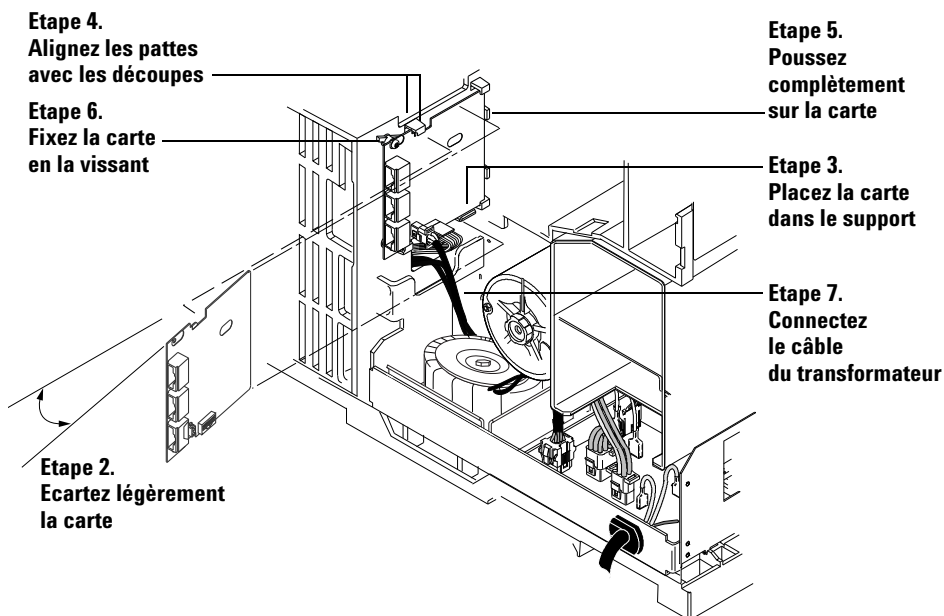


Figure 28 Installation de la carte d'interface d'ALS

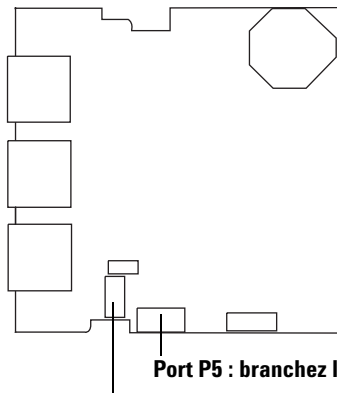- 3 Placez la carte sur le support de montage.
- 4 Glissez-la dans le support en veillant à aligner les découpes de la carte avec les pattes de blocage du support.
- 5 Appuyez la carte contre le châssis jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Normalement, la carte est maintenue en place par les pattes de blocage.
- 6 Fixez la carte au châssis au moyen de deux vis. La carte ne doit pas forcer ou se courber contre la patte de blocage (voir [Figure 28](#)).
- 7 Repérez le câble à deux fils du transformateur, puis branchez-le au port J5 de la carte d'interface ALS. ([Figure 28](#) et [Figure 29](#)).



Port P5 : branchez le câble du contrôleur ici (étape 9).

Port J5 : branchez le câble du transformateur ici (étape 7).

Figure 29 Connecteurs d'interface d'ALS

- 8** Si le CPG est équipé d'une carte MIO (carte LAN), dévissez les deux vis de fixation et retirez la carte en la soulevant (voir [Figure 30](#)).

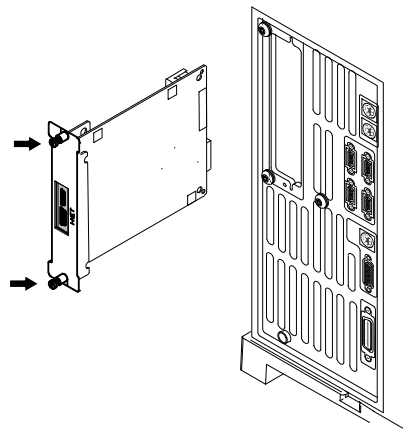


Figure 30 Retrait de la carte LAN

- 9 Branchez le câble de la carte à circuit imprimé du contrôleur (G2612-60510) au port J8 de la carte principale et au port P5 de la carte d'interface ALS. Glissez le câble dans la découpe figurant dans la carte principale (voir [Figure 29](#) et [Figure 31](#)).

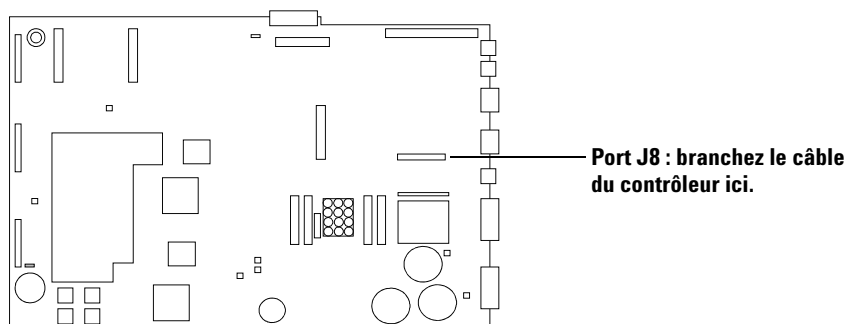


Figure 31 Carte principale du CPG

- 10 Si le CPG était équipé d'une carte MIO qui a été retirée, réinstallez-la.
- 11 A l'aide d'un tournevis à douille, retirez le cache qui recouvre les trois trous nommés *Injector 1* (*avant par défaut*), *Injector 2* (*arrière par défaut*) et *Tray* sur le panneau arrière. Rangez la plaque et les écrous en lieu sûr, car vous devrez les réinstaller pour bloquer l'accès à la zone haute tension du CPG si vous retirez la carte d'interface de l'ALS par la suite.
- 12 Réinstallez les capots du CPG.

Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A

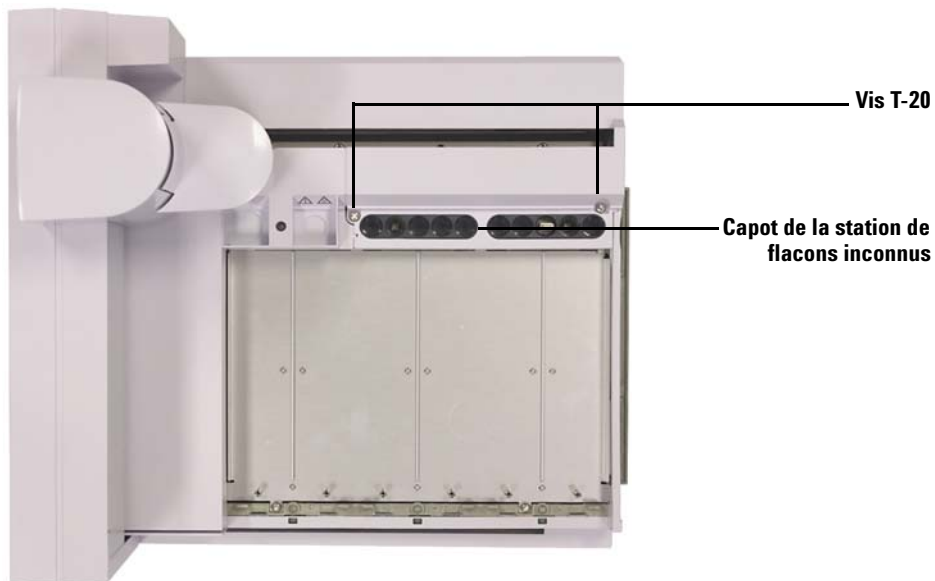
Si vous avez acheté un lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A séparément, installez-le maintenant. Sinon, ignorez cette section.

Retrait du porte-échantillons du CPG

- 1 Réglez les injecteurs, les détecteurs et le four du CPG sur la température ambiante.
- 2 Rangez le porte-échantillons en appuyant sur le bouton **[P]** du panneau avant du porte-échantillons.
- 3 Lorsque les injecteurs, les détecteurs et le four du CPG ont refroidi, éteignez le CPG et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- 4 Débranchez le câble du porte-échantillons.
- 5 Débranchez tous les câbles d'injecteurs.
- 6 Retirez tous les flacons des tourelles d'injection.
- 7 Retirez tous les injecteurs de la zone d'entrée du CPG. Le cas échéant, montez les injecteurs sur les dispositifs de rangement disponibles.
- 8 Retirez tous les racks de flacons du porte-échantillons.
- 9 Retirez les trois vis Torx T-30 qui maintiennent le porte-échantillons sur le support de montage.
- 10 Retirez doucement le porte-échantillons du support du montage du CPG.

Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A

- 1 Le portique étant placé complètement à gauche, desserrez les deux vis T-20 qui maintiennent le capot de la station de flacons inconnus et retirez le couvercle en plastique.



- 2 Faites glisser le portique à fond vers le support du porte-échantillons.

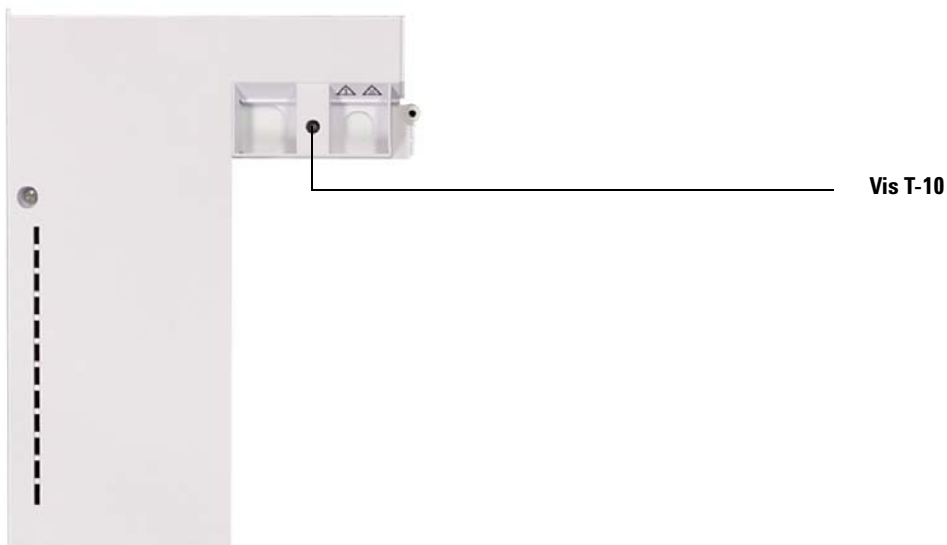


- 3** Serrez la vis Torx T-20, puis retirez le capot du porte-échantillon.




- 4** Placez le capot du porte-échantillons sur une surface plane et retirez la vis Torx T-10 qui maintient la plaque d'obturation sur le capot du porte-échantillons. Quand vous aurez complètement retiré la vis, la


plaque d'obturation tombera sur la surface, sous le capot du porte-échantillons.



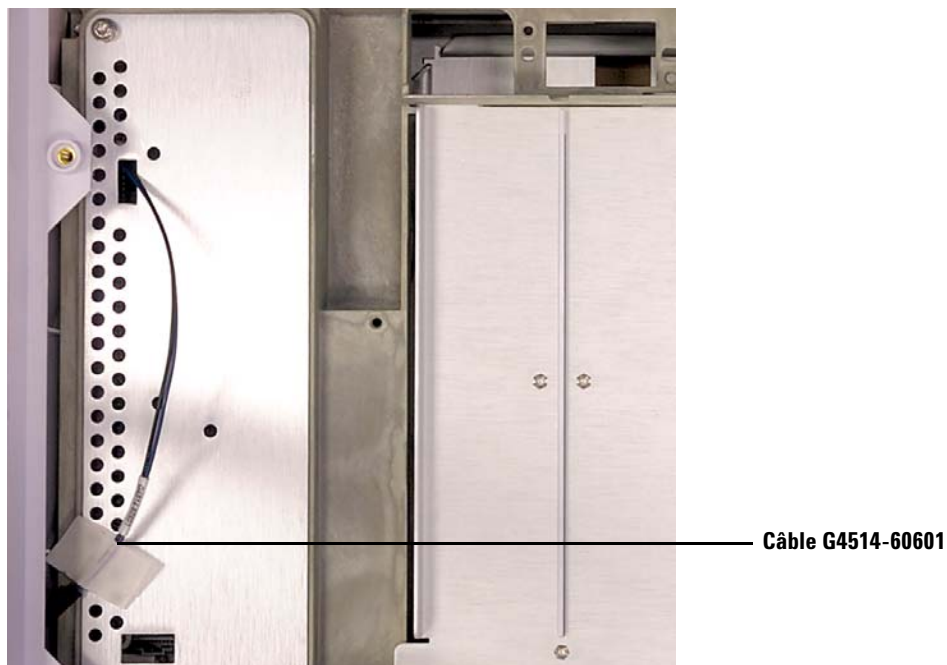
5 Placez le câble G4514-60601 sur le côté.



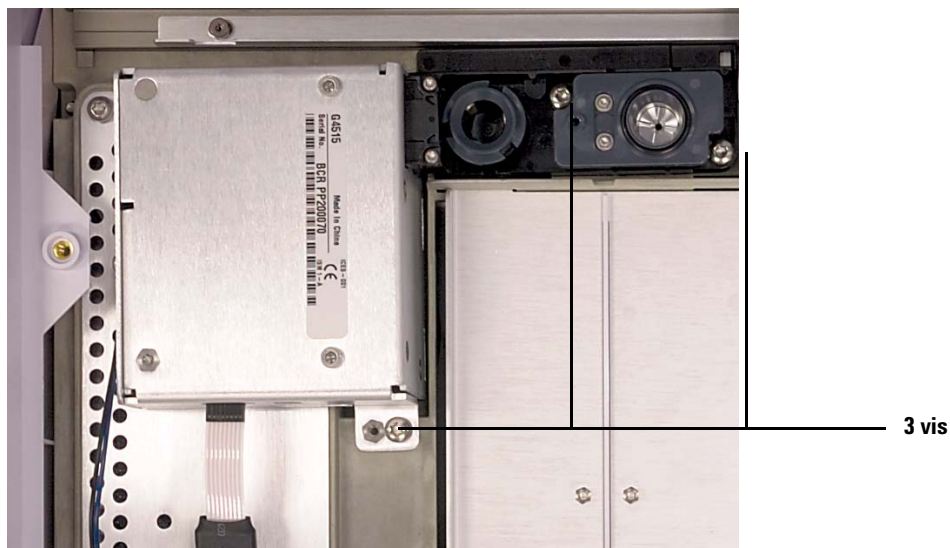6 Placez le lecteur de codes barres dans le porte-échantillons, puis fixez-le avec trois vis.



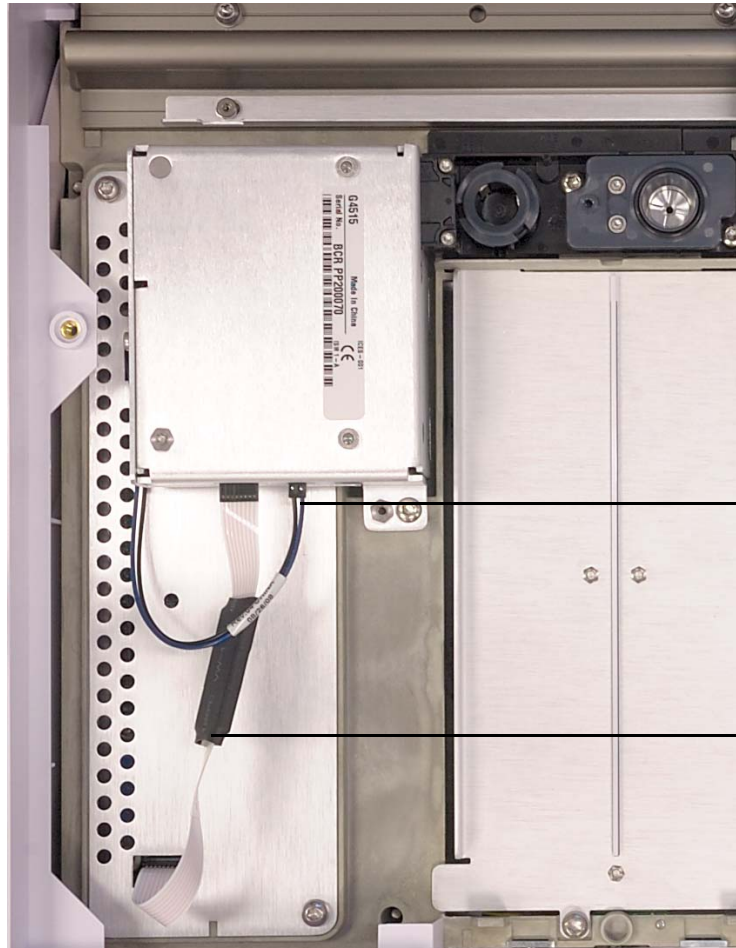
- 7 Fixez le câble-ruban et le cordon d'alimentation du lecteur de codes barres.



Entre le
porte-échantillons
et le lecteur de
codes barres

Entre le
lecteur de
codes barres et le
porte-échantillons

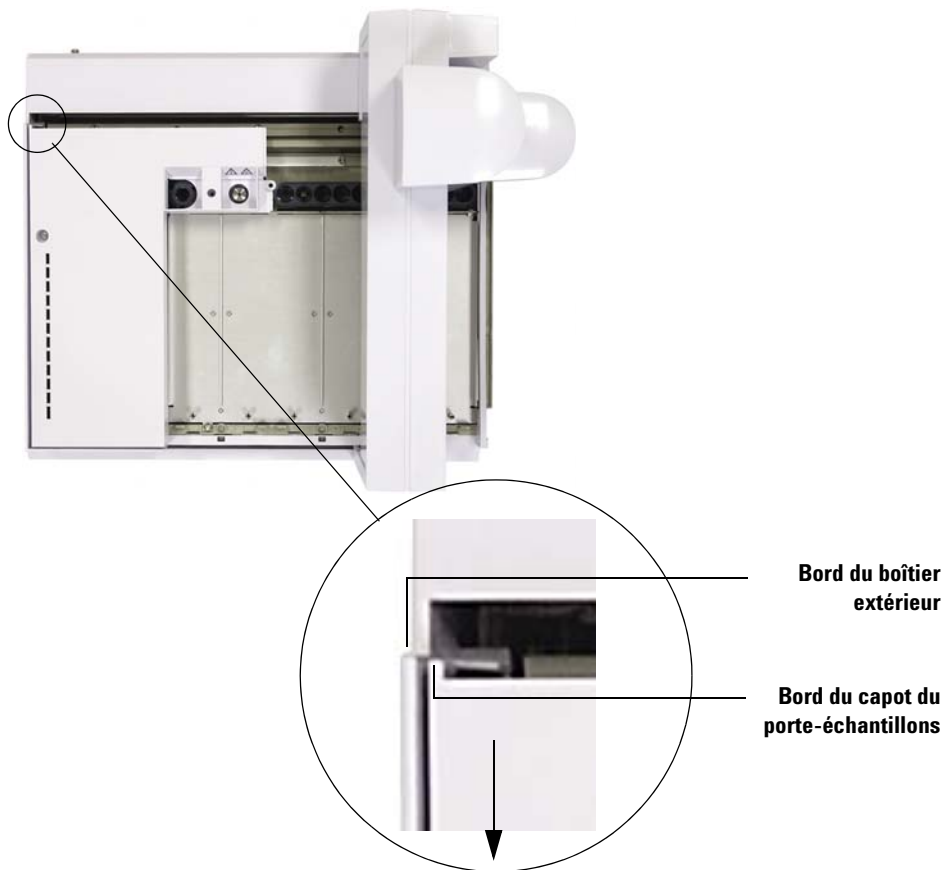- 8** Réinstallez le capot du porte-échantillons. Vérifiez que le bord du capot du porte-échantillons ne dépasse pas du bord du boîtier extérieur. Avant d'installer les vis, poussez aussi loin que possible le capot du porte-échantillons en direction de l'avant de ce dernier.



9 Installez la vis Torx T-20.



4 Accessoires

- 10** A l'aide d'un tournevis Torx T-10, installez la vis autotaraudeuse (0624-0681) fournie avec le kit d'accessoires du BCR (lecteur de codes barres).



- 11** Faites glisser le portique de l'autre côté du porte-échantillons, puis réinstallez le capot de la station de flacons inconnus.



- 12** Serrez les deux vis Torx T-20 pour fixer le capot de la station de flacons inconnus au porte-échantillons.
- 13** Si vous souhaitez installer la conduite de mise à l'air du chauffage d'un diamètre interne d'environ 3 mm en option, retirez le panneau d'accès inférieur situé en-dessous du porte-échantillons au moyen d'un tournevis Torx T-20. Sinon, passez à la section suivante.
- 14** Retirez la base de la conduite du chauffage (G4515-20532) à l'aide d'un tournevis à lame droite.
- 15** Reliez la conduite au lecteur de codes barres, puis faites ressortir la conduite de mise à l'air en passant par le panneau d'accès inférieur. Trois agrafes pour câbles (1400-3408) et trois vis M3 x 4 (0515-0663) sont fournies pour vous aider à diriger la conduite de mise à l'air.

Installation de la plaque de chauffage et de refroidissement G4522A

Cette section explique comment installer la plaque de chauffage et de refroidissement G4522A sur le porte-échantillons G4514A.

En revanche, elle n'explique pas comment installer un bac et une pompe à eau.

Vous pouvez contrôler la température des flacons d'échantillon dans le porte-échantillons en pompant du liquide thermo-régulé dans la plaque de chauffage et de refroidissement de liquides installé juste au-dessous des racks de flacons.

ATTENTION

Vérifiez que le tube de drainage est fixé à la base du porte-échantillons. Si possible, retirez le matériel situé au-dessous du porte-échantillons ou prenez les précautions nécessaires pour qu'aucune fuite ne touche le matériel situé au-dessous du porte-échantillons. Lorsque vous contrôlez un échantillon à température basse dans des conditions de température ou d'hygrométrie élevées, la condensation provenant de la plaque de chauffage et de refroidissement et du porte-échantillons peut endommager le matériel situé juste au-dessous du porte-échantillons.

Outils requis

- Pince coupante diagonale
- Tournevis Torx T-10
- Tournevis Torx T-20
- Tournevis Torx T-30

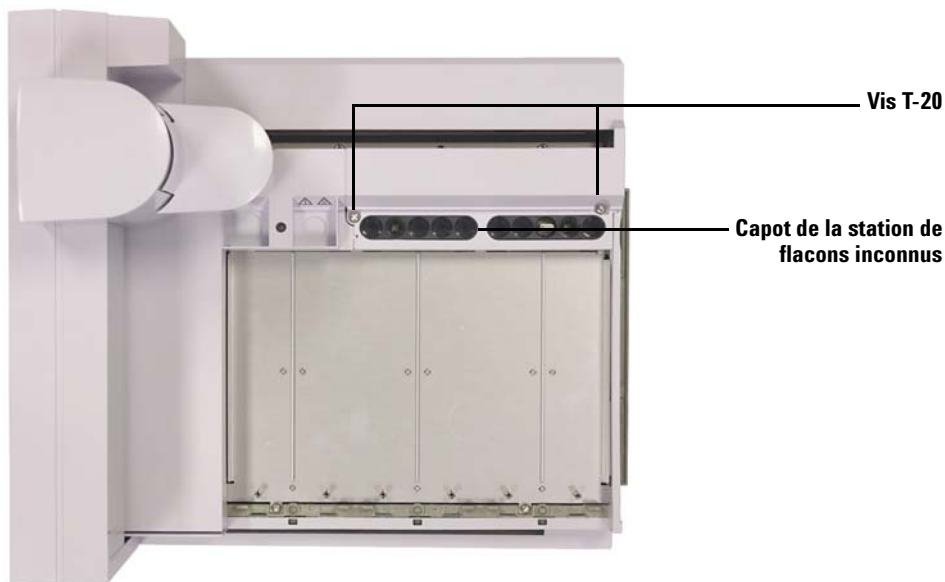
Retrait du porte-échantillons du CPG

- 1 Réglez les injecteurs, les détecteurs et le four du CPG sur la température ambiante.
- 2 Rangez le porte-échantillons en appuyant sur le bouton **[P]** du panneau avant du porte-échantillons.
- 3 Lorsque les injecteurs, les détecteurs et le four du CPG ont refroidi, éteignez le CPG et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- 4 Débranchez le câble du porte-échantillons.

- 5 Débranchez tous les câbles d'injecteurs.
- 6 Retirez tous les flacons des tourelles d'injection.
- 7 Retirez tous les injecteurs de la zone d'entrée du CPG. Le cas échéant, montez les injecteurs sur les dispositifs de rangement disponibles.
- 8 Retirez tous les racks de flacons du porte-échantillons.
- 9 Retirez les trois vis Torx T-30 qui maintiennent le porte-échantillons sur le support de montage.
- 10 Retirez doucement le porte-échantillons du support du montage du CPG.


Installation de la plaque de chauffage et de refroidissement

- 1 Vérifiez que le portique est bien en position de rangement (le plus loin possible à gauche, à l'opposé du porte-échantillons).
- 2 Retirez les deux vis T-20 qui maintiennent le panneau de la station de flacons inconnus.




- 3 Retirez le capot de la station de flacons inconnus.
- 4 Retirez les deux vis T-20 qui maintiennent la station de flacons inconnus.

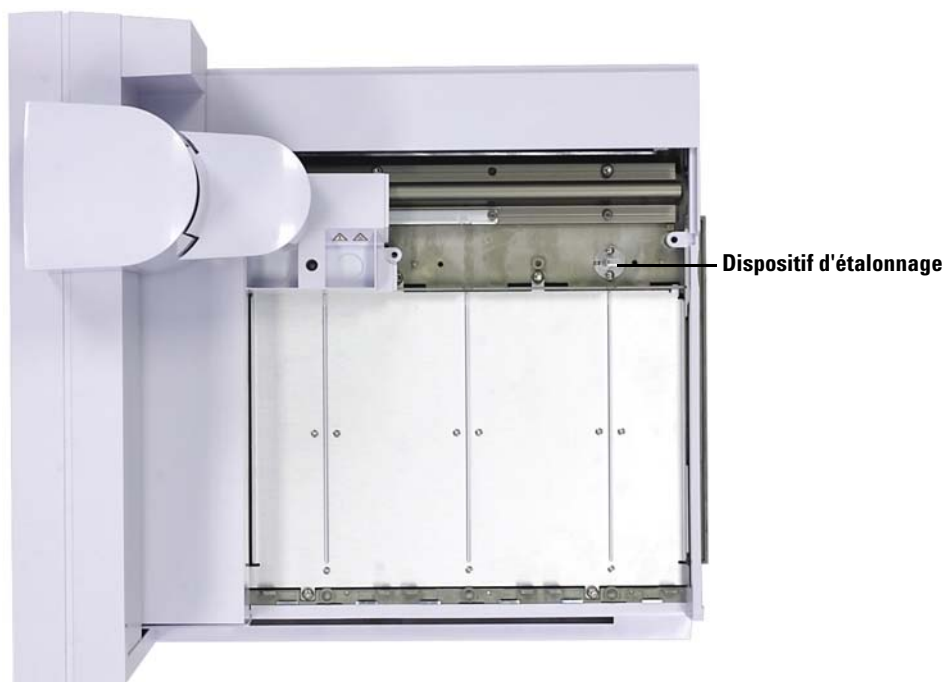- 5 Retirez la station de flacons inconnus.




- 6 Faites glisser le portique en position de repos (le plus loin possible à droite, vers le support du porte-échantillons).

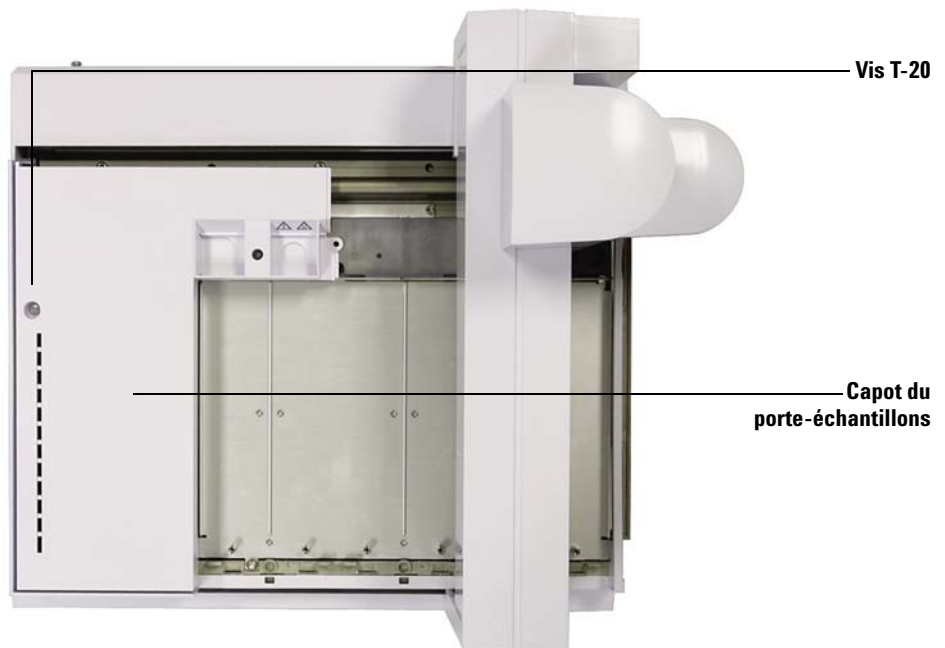- 7 Serrez la vis Torx T-20 qui maintient le capot du porte-échantillon.




- 8 Retirez le capot du porte-échantillons.
- 9 Faites glisser le portique jusqu'à sa position de rangement (le plus loin possible à gauche, à l'opposé du support du porte-échantillons).

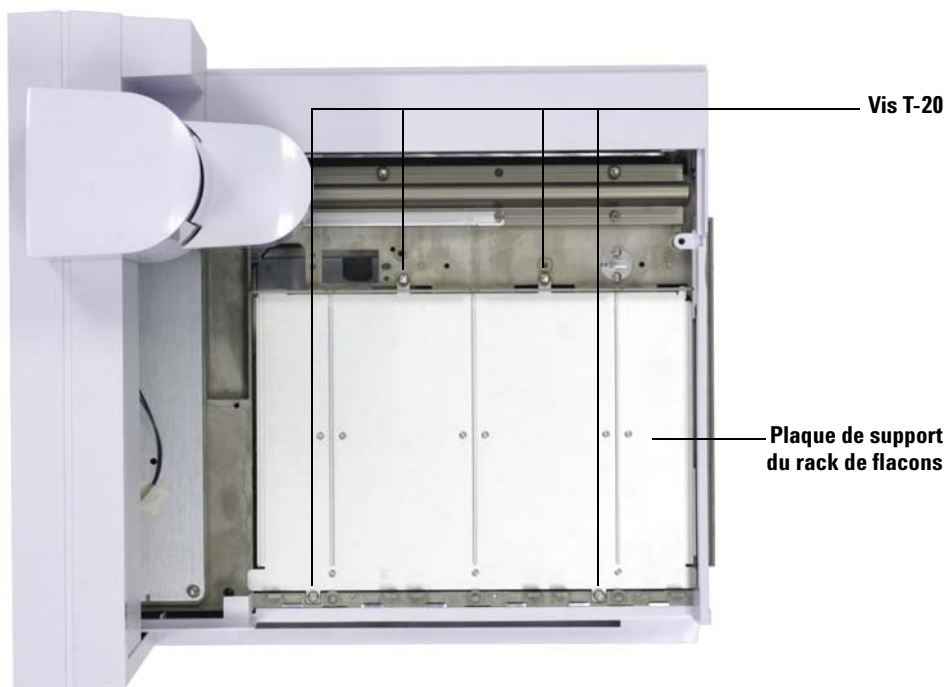
- 10** Retirez les quatre vis qui maintiennent la plaque de support du rack de flacons.



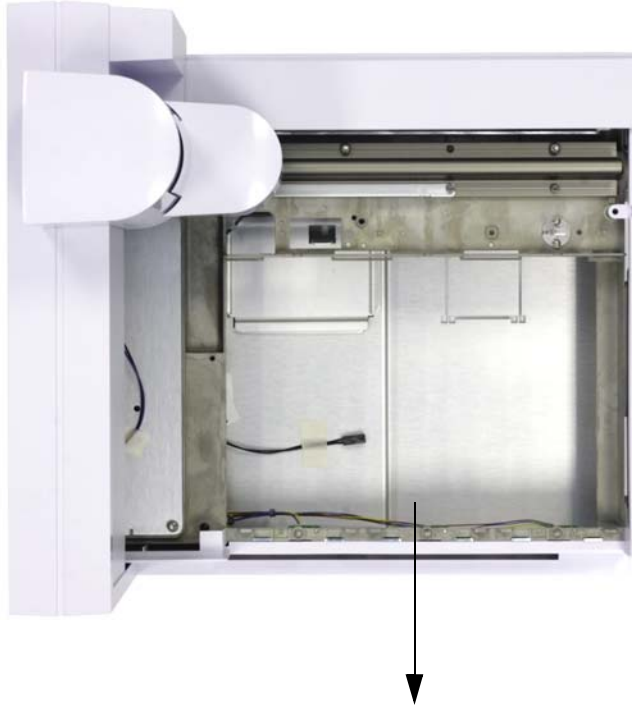
- 11** Retirez la plaque de support en soulevant l'avant de la plaque et en tirant vers l'avant du porte-échantillons. La plaque de support se détache.



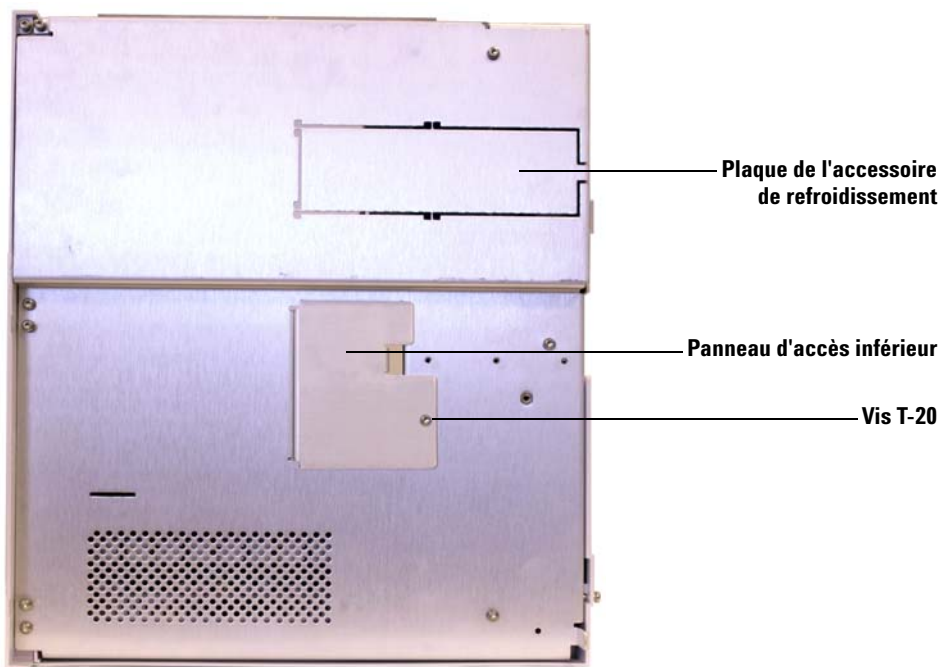
12 Posez le porte-échantillons sur le dos, puis retirez le panneau d'accès inférieur au moyen d'un tournevis Torx T-20.



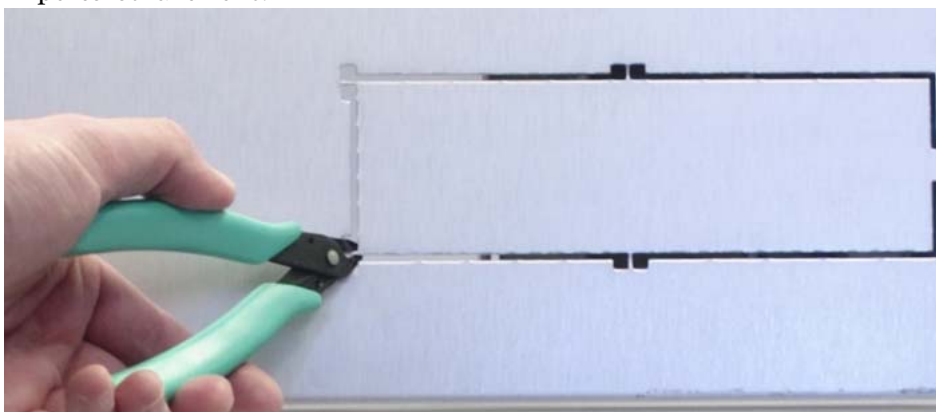13 A l'aide d'une pince coupante diagonale, coupez les attaches métalliques et retirez la plaque de l'accessoire située en-dessous du porte-échantillons.



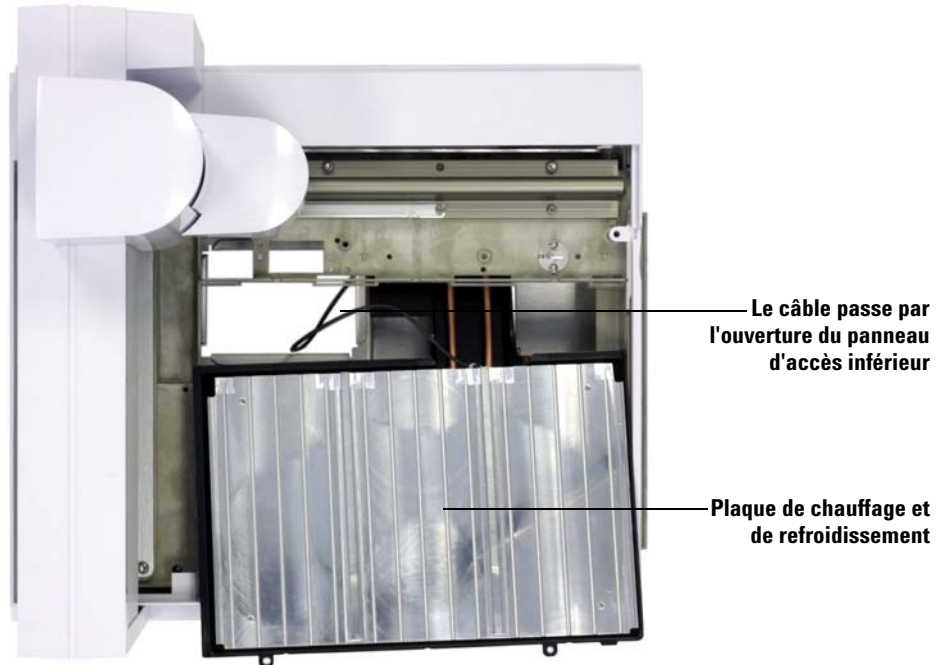
- 14** Placez le porte-échantillons sur sa base, puis installez partiellement la plaque de chauffage et de refroidissement en laissant un passage pour tirer le câble de la plaque de chauffage et de refroidissement au-dehors du porte-échantillons et le faire passer par l'ouverture du panneau inférieur.




- 15** Une fois que vous avez passé le câble à travers l'ouverture du panneau d'accès inférieur, installez complètement la plaque de chauffage et de refroidissement de sorte que le dessus soit au même niveau que le châssis du porte-échantillons.



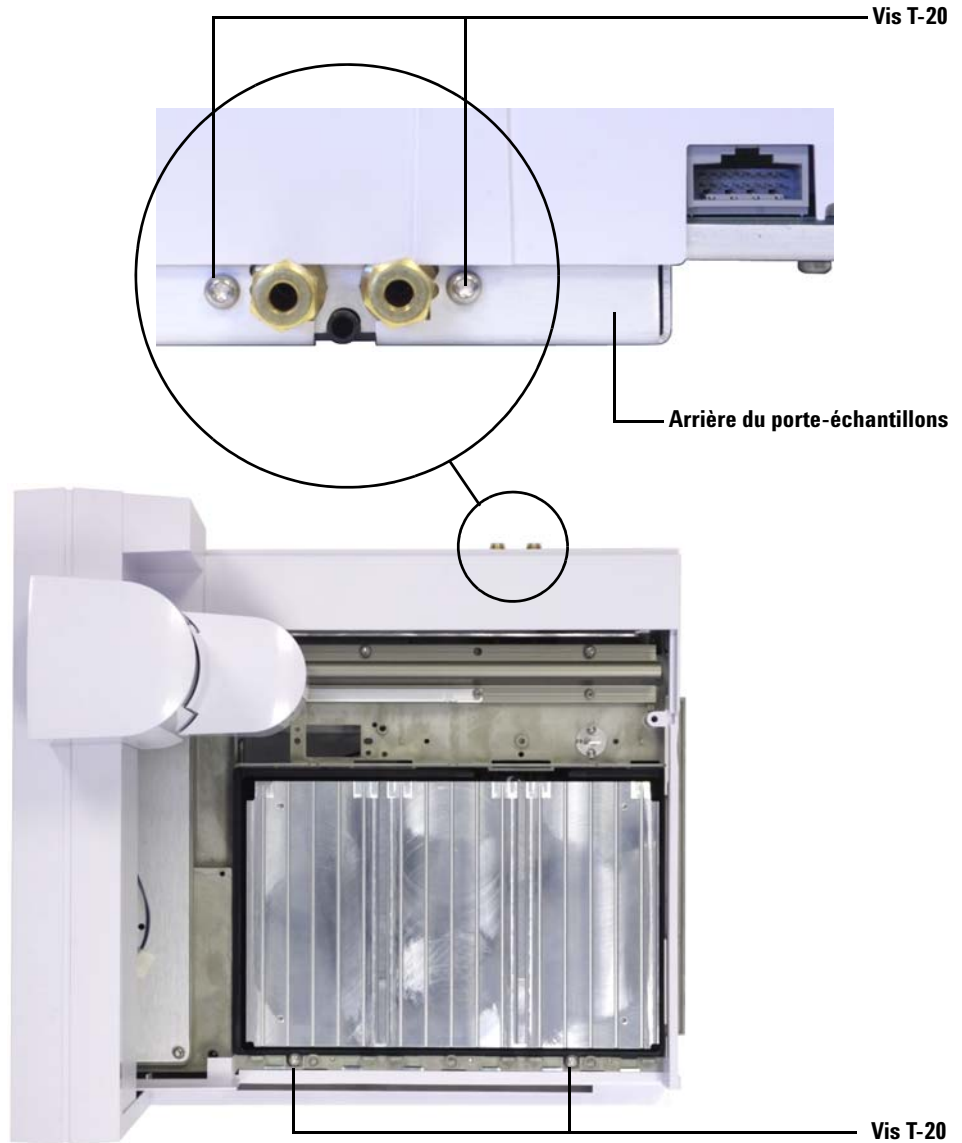- 16** A l'aide de quatre vis (deux à l'avant et deux à l'arrière), fixez la plaque de chauffage et de refroidissement sur le châssis du porte-échantillons.



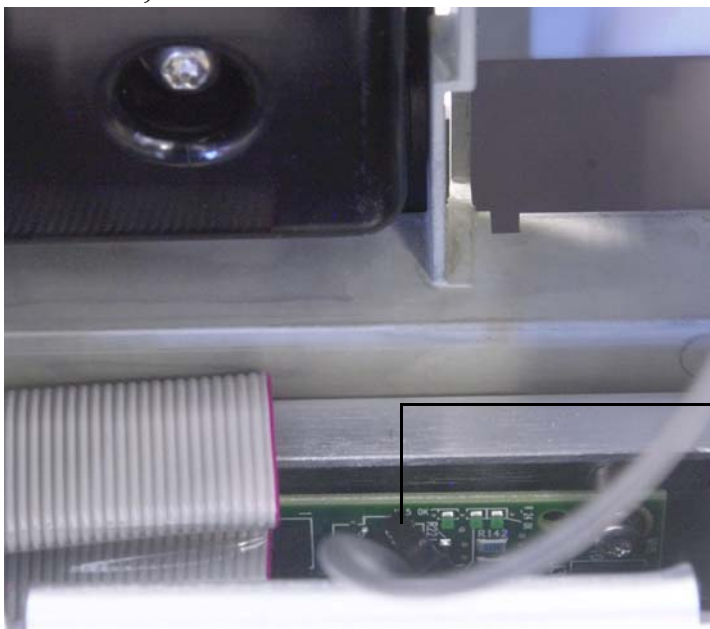- 17** Posez le porte-échantillons sur le dos, puis branchez le câble de la plaque de chauffage et de refroidissement à la carte logique du porte-échantillons (accessible par l'ouverture du panneau d'accès inférieur).



**Branchez le câble
à la carte du
porte-échantillons**

- 18** Réinstallez le panneau d'accès inférieur.

Remontage du porte-échantillons

- 1** Si nécessaire, faites glisser le portique jusqu'à sa position de repos (le plus loin possible à droite, vers le support du porte-échantillons).
- 2** Réinstallez le capot du porte-échantillons, puis fixez-le à l'aide d'une vis Torx T-20.
- 3** Faites glisser le portique jusqu'à sa position de rangement (le plus loin possible à gauche, à l'opposé du support du porte-échantillons).
- 4** Réinstallez la station de flacons inconnus, puis fixez-la à l'aide de deux vis Torx T-20.
- 5** Réinstallez le capot de la station de flacons inconnus, puis fixez-le à l'aide de deux vis Torx T-20.

- 6 Installation des racks de flacons sur la plaque de chauffage et de refroidissement Voir « [Installation des racks de flacons](#) » pour de plus amples informations.



- 7 Installez le porte-échantillons sur le CPG. Voir « [Installation du porte-échantillons](#) » pour de plus amples informations.

Installation du tube d'évacuation

- 1 Branchez le tube en plastique au raccord de drainage de la plaque de chauffage et de refroidissement situé à l'arrière du porte-échantillons. Le tube doit permettre à la plaque de chauffage et de refroidissement d'évacuer facilement les condensats sans générer de contre-pression dans le système. Vérifiez notamment les points suivants :
- Le tube suit une pente négative jusqu'au bac de drainage.
 - Le tube est bien droit ; il ne comporte pas de coudes qui risqueraient de gêner l'évacuation.

- L'extrémité ouverte du tube n'est pas immergée dans le bac de drainage (voir [Figure 32](#)).
- Le tube n'est pas bouché, ni souillé. Remplacez le tube si nécessaire.

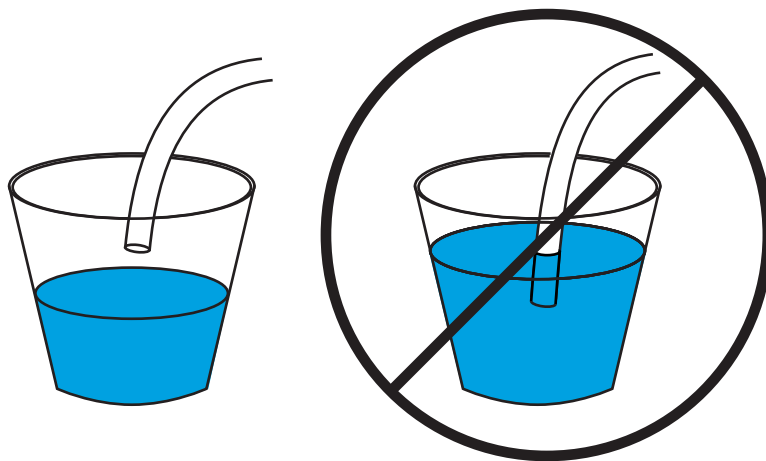


Figure 32 Tube de drainage bien installé (suspendu à gauche) et mal installé (immergé à droite)

- 2 Fixez le tube à l'arrière de la plaque de chauffage et de refroidissement à l'aide d'un raccord Swagelok 1/4 de pouce.
- 3 Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite avant de mettre le CPG sous tension.

Fin de l'installation

- 1 Installez les injecteurs. Voir « [Installation de l'injecteur G4513A](#) » pour de plus amples informations.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du CPG, puis mettez le CPG sous tension.
- 3 Etalonnez l'ALS. Voir « [Etalonnage de l'ALS](#) » pour de plus amples informations.

Liquide de refroidissement

N'utilisez comme refroidisseur que de l'eau distillée, de l'éthylène glycol ou du propylène glycol.

Caractéristiques du bac et de la pompe à eau

ATTENTION

Pour réduire les risques de brûlure, les liquides de chauffage ne doivent pas dépasser 60 °C.

La pompe et le bac à eau utilisés pour contrôler la température des flacons d'échantillon doivent respecter les règles suivantes :

- Les composants doivent respecter les standards de sécurité nationaux, mais pouvoir être adaptés à un fonctionnement sans opérateur ainsi qu'à un fonctionnement continu et permettre le contrôle à des fins de protection contre les températures trop élevées.
- Le refroidisseur doit avoir une température comprise entre 5 et 60 °C
- Si vous utilisez une pompe intégrée, elle doit permettre la circulation externe du liquide et pouvoir recevoir un tube d'un diamètre externe de 6,35 mm ou plus.
- Si vous utilisez une pompe de mise en pression, elle doit maintenir une pression comprise entre 1,5 et 2,5 psi.
- Si vous utilisez une pompe à vide, le vide dans la pompe ne doit pas dépasser -4 psi.
- La puissance maximale d'un refroidissement à circulation typique est comprise entre 1000 et 2000 watts.

REMARQUE

La sonde de température détecte la **température moyenne du refroidisseur** sur la plaque de chauffage et de refroidissement.


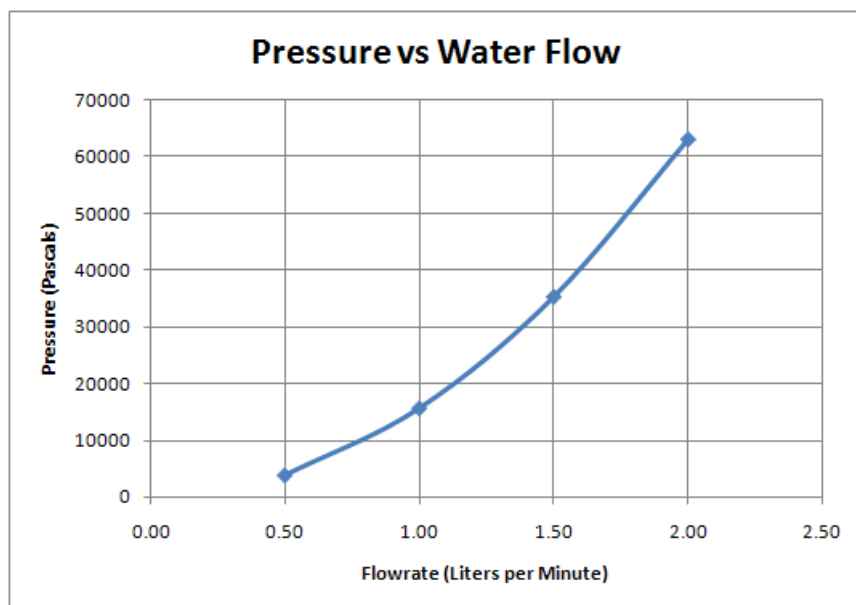


Figure 33 Pression par rapport au débit d'eau

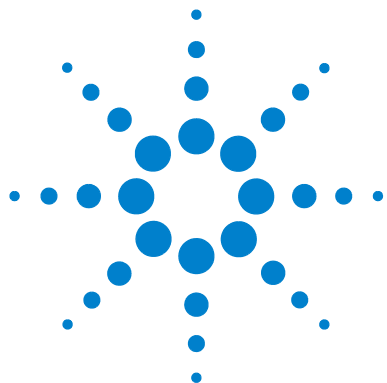


Partie 3 :

Fonctionnement

Introduction	117
A propos de l'échantillonneur automatique de liquide 7693A	118
Injection rapide	124
Transmission d'échantillon	126
Méthodes et séquences	129
Cycle de l'échantillonneur	130
Configuration de l'ALS	133
Configuration de l'injecteur	134
Configuration du porte-échantillons	139
Paramètres de l'ALS	145
Réglage des paramètres de l'injecteur	146
Réglage des paramètres du porte-échantillons	153
Seringues et aiguilles	157
Sélection d'une seringue	158
Vérification d'une seringue	161
Installation d'une seringue	162
Retrait d'une seringue	166
Remplacement d'une aiguille de seringue	167
Flacons et bouteilles	169
Préparation d'un flacon d'échantillon	171
Préparation des bouteilles de solvant et de déchet	178
Placement des flacons et des bouteilles dans la tourelle	180
Utilisation de deux injecteurs (CPG 7890A et série 6890 uniquement)	184
Détermination du nombre de flacons d'échantillons pouvant être analysés	185
Injections sandwich	191



Analyse d'échantillons	197
Analyse d'un échantillon	198
Utilisation du contrôleur d'ALS	199
Interruption d'une analyse ou d'une séquence	200
Analyse d'un échantillon prioritaire	202

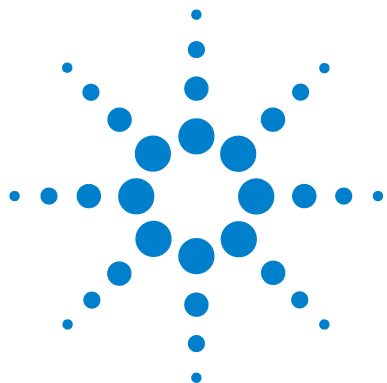

5 Introduction

A propos de l'échantillonneur automatique de liquide 7693A 118

Composants 118

Fonctions 120

Fonctionnalités 123

Injection rapide 124

Transmission d'échantillon 126

Rinçage avec le solvant 126

Rinçage avec l'échantillon 126

Pompage d'échantillons 126

Nombre et types de rinçages 127

Méthodes et séquences 129

Cycle de l'échantillonneur 130

Ce chapitre décrit les composants de l'échantillonneur automatique de liquide (ALS) Agilent 7693A, certaines fonctions clés du système et les fonctionnalités de l'échantillonneur.



A propos de l'échantillonneur automatique de liquide 7693A

Composants

L'ALS 7693A ([Figure 34](#)) peut inclure les composants suivants :

- Module injecteur G4513A (un ou deux)
- Porte-échantillons G4514A (CPG 7890A, CPG série 6890, DDM 7820)
- Lecteur de codes barres (BCR)/mélangeur/chauffage G4515A
- Contrôleur d'ALS G4517A (CPG 6890A)
- Carte d'interface d'ALS G4516A (CPG 6890 Plus)
- Porte-échantillons G4520A avec lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage installé
- Chariot de seringue du système de prélèvement et de transport d'échantillons avancé G4521A
- Plaque de chauffage et de refroidissement G4522A
- Jeu de trois étiquettes couleur pour racks de flacons G4525A
- Kit de mise à niveau G4526A 7693A pour CPG série 6890



Figure 34 L'ALS 7693A avec le CPG 7890A et le DDM 5975

Fonctions

L'ALS propose les fonctions suivantes :

- Deux tourelles d'échantillons interchangeables (fournies avec l'injecteur).
 - La tourelle autonome permet d'analyser jusqu'à 16 échantillons. Elle possède deux positions pour le solvant et une position pour les bouteilles de déchet. Vous pouvez configurer deux positions d'échantillons pour la préparation des échantillons. Cette tourelle ne peut pas être utilisée avec le porte-échantillons
 - La tourelle de transfert est destinée à l'utilisation avec le porte-échantillons, aux fins d'analyse de 150 échantillons maximum. Elle propose trois positions de transfert des flacons d'échantillons ; deux positions peuvent être configurées aux fins de préparation d'échantillons. Elle propose six positions A pour les flacons de solvant, quatre positions B pour les flacons de solvant et cinq positions pour les flacons de déchet. Cette tourelle peut être utilisée avec ou sans porte-échantillons.
- Capacité accessible de 20 ml pour les flacons de solvant et de déchet
- Possibilité d'analyser des injections sandwich avec un maximum de trois niveaux d'échantillons séparés par des vides
- Chariot standard pour seringues d'une capacité maximale de 100 µl
- Chariot de prélèvement et de transport d'échantillons avancé en option avec moteur lent grande puissance pour seringues de plus de 100 µl
- Injections Cool On-Column dans des colonnes de 250, 320 et 530 µm
- Module lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage en option
- Plaque de chauffage et de refroidissement en option pour le porte-échantillons
- Possibilité d'injecter différentes quantités d'échantillons provenant de différents flacons
- Possibilité d'interrompre une séquence pour analyser des échantillons prioritaires avant de reprendre la séquence

- Vitesses de piston rapides, lentes et variables commandées par le système de données Agilent (Tableau 5 et Tableau 6)

Les valeurs par défaut des vitesses de piston variables sont fondées sur une seringue de 10 µl. Vous devez réduire la vitesse d'injection en fonction des volumes de seringues plus importants. Si vous êtes en train de réaliser une injection de volume important et voyez apparaître une erreur de piston, essayez de ralentir la vitesse d'injection.

Tableau 5 Vitesse du piston rapide/lente en fonction du volume de la seringue

Vitesse du piston (en µl/min)	Volume de la seringue (en µl)									
	0.5	1	2	5	10	25	50	100	250	500
Aspiration (µl/min)										
rapide	15	30	60	150	300	750	1500	3000	300	600
lent	15	30	60	150	300	750	1500	3000	300	600
Dispense (µl/min)										
rapide	300	600	1200	3000	6000	15000	30000	60000	1500	3000
lent	300	600	1200	3000	6000	15000	30000	60000	1500	3000
Injection (µl/min)										
rapide	300	600	1200	3000	6000	15000	30000	60000		
lent	15	30	60	150	300	750	1500	3000	75	150

Tableau 6 Vitesse du piston variable en fonction du volume de la seringue

Vitesse du piston variable (en µl/min)	Volume de la seringue (en µl)									
	0.5	1	2	5	10	25	50	100	250	500
(x) = Valeur par défaut										
Aspiration d'échantillon	1 - 30 (15)	1 - 60 (30)	1 - 120 (60)	1 - 300 (150)	1 - 600 (300)	1 - 1500 (750)	3 - 3000 (1500)	6 - 6000 (3000)	15 - 15000 (7500)	30 - 30000 (15000)
Dispense d'échantillon	1 - 300 (300)	1 - 600 (600)	1 - 1200 (1200)	1 - 3000 (3000)	1 - 6000 (6000)	1 - 15000 (15000)	3 - 30000 (30000)	6 - 60000 (60000)	15 - 150000 (150000)	30 - 300000 (300000)
Dispense d'injection	1 - 300 (300)	1 - 600 (600)	1 - 1200 (1200)	1 - 3000 (3000)	1 - 6000 (6000)	1 - 15000 (15000)	3 - 30000 (30000)	6 - 60000 (60000)	15 - 150000 (150000)	30 - 300000 (300000)
Aspiration de solvant	1 - 30 (15)	1 - 60 (30)	1 - 120 (60)	1 - 300 (150)	1 - 600 (300)	1 - 1500 (750)	3 - 3000 (1500)	6 - 6000 (3000)	15 - 15000 (7500)	30 - 30000 (15000)
Dispense de solvant	1 - 300 (300)	1 - 600 (600)	1 - 1200 (1200)	1 - 3000 (3000)	1 - 6000 (6000)	1 - 15000 (15000)	3 - 30000 (30000)	6 - 60000 (60000)	15 - 150000 (150000)	30 - 300000 (300000)

Fonctionnalités

Le [Tableau 7](#) répertorie l'ensemble des caractéristiques de l'ALS 7693A.

Tableau 7 Caractéristiques de l'ALS

Paramètre	Plage
Capacité de la seringue	1 - 500 µl
Mode rinçage	A, B A - A2, B - B2 A - A6, B - B4
Economie de solvant	10, 20, 30, 40 ou 80 % de la capacité de la seringue (µl)
Volume d'injection	1 - 50 % de la capacité de la seringue (µl)
Pompages d'échantillon	0 - 15
Retard de viscosité	0 -7 secondes
Intervalle d'air	0 - 10% de la capacité de la seringue (µl)
Rinçages avec échantillon avant injection	0 - 15
Rinçages avec solvant A après injection	0 - 15
Rinçages avec solvant B après injection	0 - 15
Vitesse du piston	Voir Tableau 6 à la page 122
Rinçages avec solvant A avant injection	0 - 15
Rinçages avec solvant B avant injection	0 - 15
Délai d'inactivité avant injection	0 - 1 minute par incréments de 0,01 minute
Délai d'inactivité après injection	0 - 1 minute par incréments de 0,01 minute
Décalage d'échantillonnage	Actif/Inactif
Position avec profondeur variable d'échantillonnage	2 mm au-dessous, 30 mm au-dessus
Nombre d'injections en mode injections multiples	1 - 99
Délai entre les injections en mode injections multiples	0 -100 secondes

Injection rapide

Cette méthode consiste à introduire un échantillon dans un injecteur chauffé sans risque de fractionnement de l'aiguille.

Si vous utilisez l'ALS pour la première fois, peut-être observerez-vous quelques changements dans les chromatogrammes générés. La plupart des changements s'expliquent par une réduction du volume de vaporisation des échantillons au niveau de l'aiguille pendant l'injection.

- Les surfaces de pics des chromatogrammes risquent d'être plus petites que prévu. L'injection rapide automatique injecte le volume d'échantillon de consigne souhaité. Sans injection rapide, les résidus d'échantillon entrent en ébullition, se détachent de l'aiguille et pénètrent dans l'injecteur. L'excédent peut atteindre 1 µl.
- Les surfaces de pics des chromatogrammes peuvent montrer peu de différences entre les composants à point d'ébullition bas et les composants à point d'ébullition élevé.

Sans injection rapide, l'échantillon introduit est plus riche en composants à point d'ébullition bas qu'en composants à point d'ébullition élevé, en raison de la distillation fractionnée dans l'aiguille. Non seulement les résidus d'échantillon de l'aiguille pénètrent dans l'injecteur, mais les composants à point d'ébullition bas s'évaporent en premier. C'est ce qu'on appelle le fractionnement ou la distillation fractionnée de l'aiguille.

La **Figure 35** compare l'injection manuelle avec l'injection rapide automatique proposée par l'ALS pour un échantillon de 1 μl d'hydrocarbure paraffinique C_{10} à C_{40} dans de l'hexane.

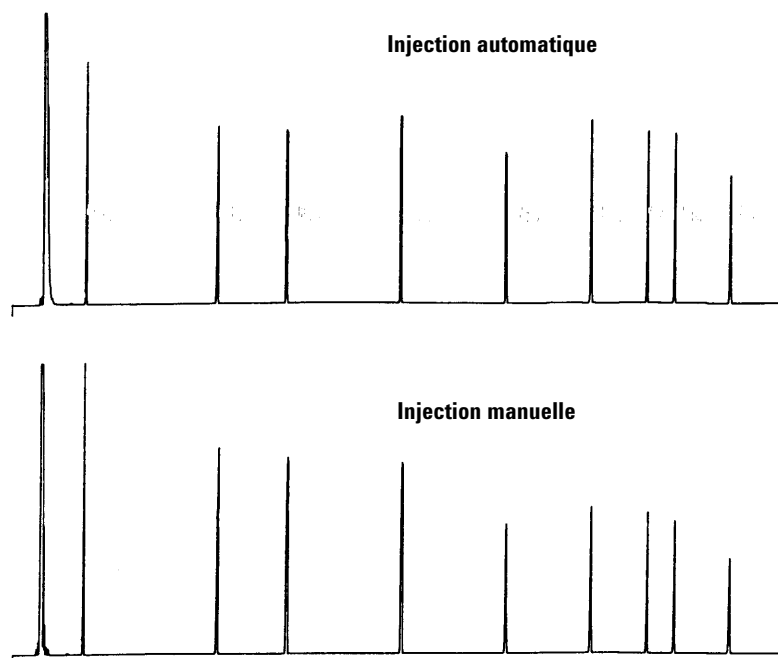


Figure 35 Comparaison injection manuelle-automatique

Pour plus d'informations sur les performances de l'ALS, commandez les documents techniques suivants auprès de votre représentant Agilent :

Publication 43-5953-1843 (Snyder, W.Dale) - Fast Injection with the 7673A Automatic Injector : Chemical Performance, Technical Paper 108 (juin 1985)

Publication 43-5953-1878 (Snyder, W.Dale) - Performance Advantage of the 7673A Automatic Injector Over Manual Injection, Technical Paper 109 (août 1985)

Publication 43-5953-1879 (Kolloff, R.H.C.Toney, J.Butler) - Automated On-Column Injection with Agilent 7673A Automatic Injector and 19245A On-Column Capillary Inlet : Accuracy and Precision, Technical Paper 110 (août 1985)

Transmission d'échantillon

La transmission correspond à la présence, dans l'analyse actuelle, de pics issus d'une injection précédente.

L'injecteur réalise des rinçages avec le solvant, des rinçages avec l'échantillon et des pompages d'échantillon pour contrôler la transmission. Chacune de ces opérations permet de réduire la quantité d'échantillon restant dans la seringue. L'efficacité des opérations dépend de l'application réalisée.

Rinçage avec le solvant

L'injecteur aspire et injecte le solvant dans la seringue à partir des positions A ou B de solvant, puis verse le contenu de la seringue dans une ou plusieurs bouteilles de déchet. Les rinçages avec le solvant peuvent avoir lieu avant l'analyse d'un échantillon (rinçage avec le solvant avant injection) ou immédiatement après l'injection (rinçage avec le solvant après injection). Le volume de rinçage est réglable.

Rinçage avec l'échantillon

L'injecteur aspire et injecte l'échantillon suivant dans la seringue, puis rejette le contenu de la seringue dans une ou plusieurs bouteilles de déchet. Les rinçages avec l'échantillon ont lieu avant l'injection. Si la quantité d'échantillon est limitée, vous pouvez réaliser un prélavage au solvant afin d'humidifier la seringue avant d'aspirer l'échantillon. Le volume de rinçage est réglable.

Pompage d'échantillons

L'injecteur aspire et injecte l'échantillon dans la seringue, puis vide la seringue dans le flacon d'échantillon. Le pompage est réalisé après les rinçages avec l'échantillon et immédiatement avant l'injection. Il permet d'éliminer les bulles. Si l'aiguille contient du solvant restant d'un rinçage précédent, le pompage risque d'ajouter une petite quantité de solvant qui peut se mélanger avec l'échantillon et diluer un petit volume.

Nombre et types de rinçages

En conditions idéales, la réalisation de quatre rinçages avec un volume par défaut (soit 80 % de la capacité de la seringue) permet de ramener la transmission à une partie pour 10 000. Le nombre et le type de rinçages nécessaires dépendent des conditions suivantes :

- Quantité de transmission que vous pouvez tolérer
- Viscosité et solubilité du ou des analytes
- Viscosité et volatilité du ou des solvants
- Usure du cylindre de seringue
- Volume de rinçage

Les chromatogrammes A et B ([Figure 36](#)) représentent l'effet de la transmission lorsque l'on injecte 1 µl de méthanol après 1 µl de soluté dissous dans du méthanol. Les pics du chromatogramme B correspondent au soluté restant dans la seringue après la première injection.

Le chromatogramme C représente le résultat obtenu après quatre rinçages au solvant avec 80 % du volume de la seringue. Les pics de transmission disparaissent.

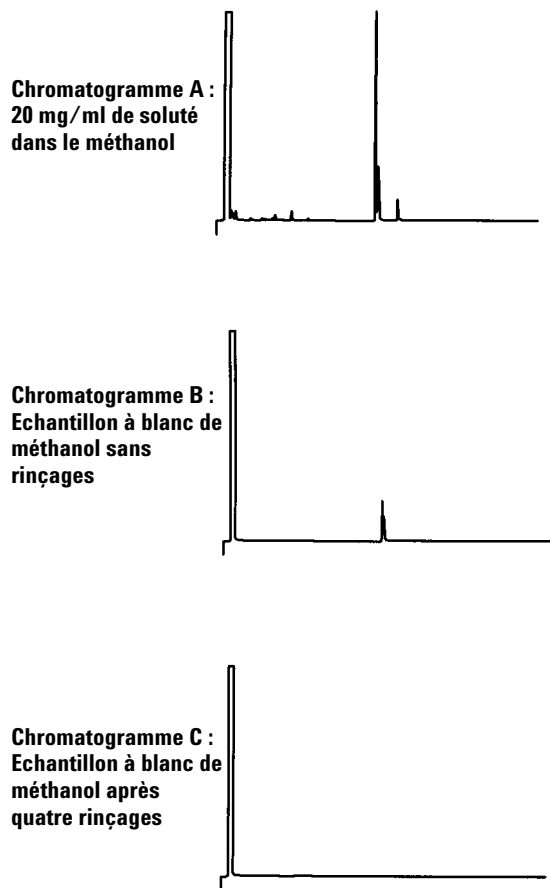


Figure 36 Transmission d'échantillons

Méthodes et séquences

L'échantillonneur est généralement contrôlé par une séquence, à savoir une liste d'échantillons à analyser. La séquence comprend les informations suivantes :

- Emplacement de l'échantillon
- Méthode à utiliser pour l'analyse de l'échantillon
- Méthode de mesure et d'injection de l'échantillon
- Méthode de génération de rapport d'analyse

Une méthode consiste en un ensemble de consignes (températures, durées, etc.) contrôlant l'utilisation d'un CPG.

La combinaison de la séquence et des méthodes qu'elle utilise permet de contrôler tout le processus d'analyse des échantillons. Les caractéristiques exactes dépendent du matériel et des logiciels utilisés. Reportez-vous aux documents appropriés pour plus d'informations.

Dans ce guide, nous nous intéressons uniquement aux caractéristiques spécifiques de l'échantillonneur. Pour savoir comment configurer les méthodes et les séquences, reportez-vous à l'aide du système de données Agilent ou à la documentation du CPG.

Cycle de l'échantillonneur


Toutes les versions de l'ALS réalisent les mêmes opérations de base (Tableau 8).

Tableau 8 Cycle de l'échantillonneur

Etape	Action	Remarques
1 Transport du flacon d'échantillon	• Si nécessaire, retirez le flacon d'échantillon du porte-échantillons et placez-le sur la tourelle.	
2 Rinçage de la seringue avec le solvant	- a Vissez une bouteille de solvant sous la seringue. - b Insérez l'aiguille de la seringue dans la bouteille de solvant en l'abaissant. - c Aspirez le solvant. - d Sortez l'aiguille de la bouteille de solvant en la faisant remonter. - e Vissez une bouteille de déchet sous la seringue. - f Abaissez la seringue. Enfoncez le piston pour éliminer le solvant. - g Sortez l'aiguille de la bouteille de déchet en la faisant remonter.	• La seringue peut être rincée plusieurs fois avec plusieurs solvants. Cette opération dépend des paramètres de prélavage au solvant.
3 Rinçage de la seringue avec l'échantillon	- a Vissez le flacon d'échantillon sous la seringue. - b Abaissez l'aiguille de la seringue jusqu'à qu'elle perce le septum du flacon et pénètre dans l'échantillon. - c Aspirez l'échantillon. - d Sortez l'aiguille de la bouteille de solvant en la faisant remonter. - e Vissez une bouteille de déchet sous la seringue. - f Abaissez l'aiguille de la seringue. Enfoncez le piston pour éliminer l'échantillon. - g Sortez l'aiguille de la bouteille de déchet en la faisant remonter.	• La seringue peut être rincée plusieurs fois avec l'échantillon.

Tableau 8 Cycle de l'échantillonneur (suite)

Etape	Action	Remarques
4 Chargement de l'échantillon dans la seringue	a Vissez le flacon d'échantillon sous la seringue. b Abaissez l'aiguille de la seringue jusqu'à ce qu'elle perce le septum du flacon. c Aspirez l'échantillon. d Sans retirer l'aiguille de l'échantillon, enfoncez rapidement le piston de la seringue. e Le pompage final terminé, aspirez l'échantillon. f Sortez l'aiguille de la bouteille d'échantillon en la faisant remonter.	• Les actions c et d peuvent être répétées plusieurs fois. Elles visent à éliminer les bulles d'air présentes dans la seringue.
5 Injection de l'échantillon	a Tournez la tourelle pour exposer l'injecteur du CPG. b Abaissez l'aiguille de la seringue jusqu'à ce qu'elle perce le septum de l'injecteur. c Enfoncez le piston de la seringue pour injecter l'échantillon. d Sortez l'aiguille de l'injecteur du CPG en la faisant remonter.	• Les signaux de départ sont transmis au CPG et au processeur de données au moment de l'injection.
6 Rinçage de la seringue avec le solvant	• Procédure identique à celle de l'étape 2, mais selon les paramètres des opérations postérieures à l'injection.	
7 Transport du flacon d'échantillon	• Remplacez le flacon d'échantillon sur sa tourelle ou son rack d'origine.	
8 Répétition des injections	• Si des répétitions ont été programmées, attendez que le CPG soit de nouveau prêt et répétez le cycle à partir de l'étape 1.	

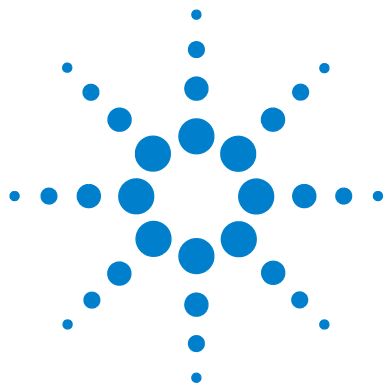

6 Configuration de l'ALS

Configuration de l'injecteur	134
CPG 7890A, CPG 7820A et DDM 7820	134
CPG série 6890	135
CPG série 6850	137
LTM CPG/DDM 5975T	138
Configuration du porte-échantillons	139
CPG 7890A et DDM 7820	139
CPG série 6890	142

Ce chapitre explique comment configurer l'ALS avec différents appareils de contrôle.

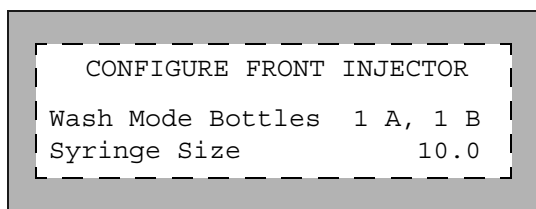
Les descriptions suivantes se rapportent aux fonctionnalités proposées par le micrologiciel du CPG ; elles ne correspondent pas nécessairement aux fonctionnalités des systèmes de données Agilent. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du système de données Agilent.



Configuration de l'injecteur

CPG 7890A, CPG 7820A et DDM 7820

Sur le CPG 7890A, appuyez sur la touche **[Config] [Front Injector]** ou **[Config] [Back Injector]** du clavier pour afficher les paramètres de configuration de l'injecteur avant ou arrière. Sur le CPG 7820A ou le DDM 7820, appuyez sur la touche **[Config] [Injector]** du clavier logiciel pour afficher les paramètres de configuration de l'injecteur avant ou arrière.



Wash Mode Bottles— cette option ne s'affiche que lorsqu'une tourelle de transfert est installée sur l'injecteur. Sur le CPG 7890A, la touche **[Mode/Type]** permet de sélectionner la position des bouteilles de solvant sur la tourelle :

6-A and 4-B Washes— utilise les six bouteilles de solvant A si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A. Utilise les quatre bouteilles de solvant B si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B. L'injecteur utilise les bouteilles alternativement.

2-A and 2-B Washes— utilise les bouteilles de solvant A et A2 si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A, ainsi que les bouteilles de solvant B et B2 si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B. L'injecteur utilise les bouteilles alternativement.

1-A and 1-B Washes— utilise la bouteille de solvant A si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A, ainsi que la bouteille de solvant B si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B.

L'injecteur utilise toujours les deux bouteilles de déchet WA si un solvant A est utilisé pour les rinçages et les deux bouteilles de déchet WB si un solvant B est utilisé pour les rinçages.

Syringe size— précisez le volume de la seringue (entre 0,5 et 500 µl).

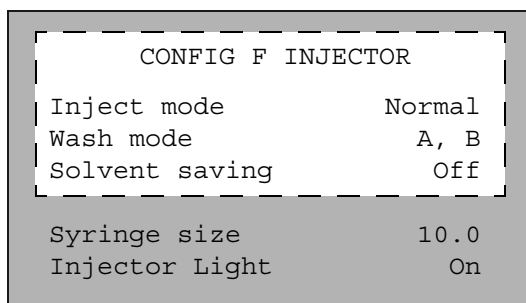
REMARQUE

Le CPG suppose que le volume de la seringue correspond à la course complète du piston. Si le volume maximal indiqué sur la seringue correspond à la moitié du cylindre, vous devrez le multiplier **par deux** (l'étiquette désigne la moitié de la course complète du piston).

CPG série 6890

Appuyez sur **[Config] [Front Injector]** ou **[Config] [Back Injector]** pour afficher les paramètres.

Faites défiler les paramètres jusqu'à celui qui est détaillé ci-dessous.



Inject mode : sélectionnez le type de mode d'injection installé sur l'injecteur. Sur le CPG 6890N, la touche **[Mode/Type]** permet de sélectionner le mode d'injection :

Normal-injecte un seul échantillon.

Sample + L2-injecte un mélange de deux échantillons séparés par un espace d'air.

Sample + L2 + L3-injecte un mélange de trois échantillons séparés par des espaces d'air.

Large Volume-injecte l'échantillon au moyen d'une seringue de 250 ou 500 µL.

Wash mode— cette option ne s'affiche que lorsqu'une tourelle de transfert est installée sur l'injecteur. Sur le CPG 6890N, la touche **[Mode/Type]** permet de sélectionner la position des bouteilles de solvant sur la tourelle :

Wash using A, B—utilise la bouteille de solvant A si l'injecteur utilise le solvant A pour les rinçages et la bouteille de solvant B si l'injecteur utilise le solvant B pour les rinçages.

Use A-A2, B-B2—utilise les bouteilles de solvant A et A2 si l'injecteur utilise le solvant A pour les rinçages et les bouteilles de solvant B et B2 si l'injecteur utilise le solvant B pour les rinçages. L'injecteur utilise les deux bouteilles alternativement.

Use All A, B - utilise les six bouteilles de solvant A si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A. Utilise les quatre bouteilles de solvant B si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B. L'injecteur utilise les bouteilles alternativement.

Sur les CPG 6890A et 6890 Plus, le mode de rinçage est commandé par le défilement des options grâce à la touche **[On]** ou par les valeurs suivantes :

- 1 - utilise la bouteille de solvant A si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A et la bouteille de solvant B si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B.
- 2 - utilise les bouteilles de solvant A et A2 si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A et les bouteilles de solvant B et B2 si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B. L'injecteur utilise les bouteilles alternativement.
- 3 - utilise les bouteilles de solvant A et A2 si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A et les bouteilles de solvant B et B2 si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B. L'injecteur utilise les bouteilles alternativement.

L'injecteur utilise toujours les deux bouteilles de déchet WA si un solvant A est utilisé pour les rinçages et les deux bouteilles de déchet WB si un solvant B est utilisé pour les rinçages.

Solvent Saving : cette option permet d'ajuster la quantité de produit de rinçage dans la seringue entre environ 10 et 80 % du volume de la seringue. Ce paramètre permet de réduire la quantité de solvant et d'échantillon consommés lors de chaque cycle d'injection. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « [Transmission d'échantillon](#) », page 126.

Sur le CPG 6890N, la touche **[Mode/Type]** permet de sélectionner le mode d'injection. Elle fait apparaître une sélection de volumes de rinçage réels en fonction du volume de la seringue utilisée. Sélectionnez Off pour désactiver l'option d'économie de solvant.

Sur les CPG 6890A et 6890 Plus, ces paramètres sont commandés par le défilement des options grâce à la touche **[On]** ou par les valeurs de consigne suivantes :

- 0 - désactive la fonction d'économie de solvant, d'où un volume de rinçage égal à 80 % du volume de la seringue.
- 1 - réalise un rinçage avec 10 % du volume de la seringue.
- 2 - réalise un rinçage avec 20% du volume de la seringue.
- 3 - réalise un rinçage avec 30% du volume de la seringue.
- 4 - réalise un rinçage avec 40% du volume de la seringue.

Syringe size— saisissez la dimension de la seringue (comprise entre 0,5 et 500 µl).

REMARQUE

Le CPG suppose que le volume de la seringue correspond à la course complète du piston. Si le volume maximal indiqué sur la seringue correspond à la moitié du cylindre, vous devrez le multiplier **par deux** (l'étiquette désigne la moitié de la course complète du piston).

Injector Light : commande le voyant lumineux (On/Off) situé à l'intérieur de la tour d'injection.

CPG série 6850

Utilisation de votre système de données Agilent pour préparer l'injecteur à être utilisé.

Inject mode : sélectionne le mode d'injection.

Normal-injecte un seul échantillon (injections grand volume avec une seule perforation du septum comprises).

Sample + L2-injecte un mélange de deux échantillons séparés par un espace d'air.

Sample + L2 + L3-injecte un mélange de trois échantillons séparés par des espaces d'air.

Large Volume—effectue des injections de grand volume avec plusieurs perforations du septum (plusieurs injections par analyse).

Wash mode— cette option ne s'affiche que lorsqu'une tourelle de transfert est installée sur l'injecteur.

Wash using A, B—utilise la bouteille de solvant A si l'injecteur utilise le solvant A pour les rinçages et la bouteille de solvant B si l'injecteur utilise le solvant B pour les rinçages.

Use A-A2, B-B2—utilise les bouteilles de solvant A et A2 si l'injecteur utilise le solvant A pour les rinçages et les bouteilles de solvant B et B2 si l'injecteur utilise le solvant B pour les rinçages. L'injecteur utilise les deux bouteilles alternativement.

Use All A, B - utilise les six bouteilles de solvant A si l'injecteur effectue des rinçages au solvant A. Utilise les quatre bouteilles de solvant B si l'injecteur effectue des rinçages au solvant B. L'injecteur utilise les bouteilles alternativement.

Solvent Saving : cette option permet d'ajuster la quantité de produit de rinçage dans la seringue entre environ 10 et 80 % du volume de la seringue. Ce paramètre permet de réduire la quantité de solvant et d'échantillon consommés lors de chaque cycle d'injection. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « [Transmission d'échantillon](#) », page 126.

Syringe size— saisissez la dimension de la seringue (comprise entre 1 et 500 µl).

REMARQUE

Le CPG suppose que le volume de la seringue correspond à la course complète du piston. Si le volume maximal indiqué sur la seringue correspond à la moitié du cylindre, vous devrez le multiplier **par deux** (l'étiquette désigne la moitié de la course complète du piston).

Injector Light : commande le voyant lumineux (On/Off) situé à l'intérieur de la tour d'injection.

LTM CPG/DDM 5975T

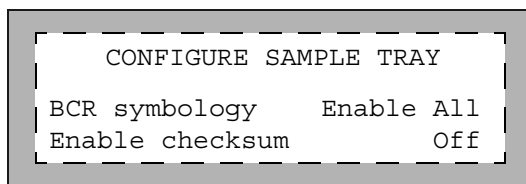
Configuration de l'injecteur à l'aide de votre système de données Agilent. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de votre système de données.

Configuration du porte-échantillons


CPG 7890A et DDM 7820

Le porte-échantillons place les flacons d'échantillon sur les injecteurs avant et arrière conformément aux paramètres de séquence définis. Chaque injecteur possède son propre ensemble de paramètres de séquence. Le porte-échantillons place d'abord les flacons sur l'injecteur avant, puis sur l'injecteur arrière. Il est possible d'utiliser les séquences et les configurations de code barres stockées pour indiquer au porte-échantillons l'endroit où il doit distribuer et récupérer les flacons d'échantillon.

Pour le CPG 7890A, appuyez sur **[Config] [Sample Tray]** pour accéder aux consignes du porte-échantillons et du lecteur de codes barres. Pour le DDM 7820, appuyez sur **[Config] [Sample Tray]** sur le clavier logiciel pour afficher les paramètres de configuration du porte-échantillons.



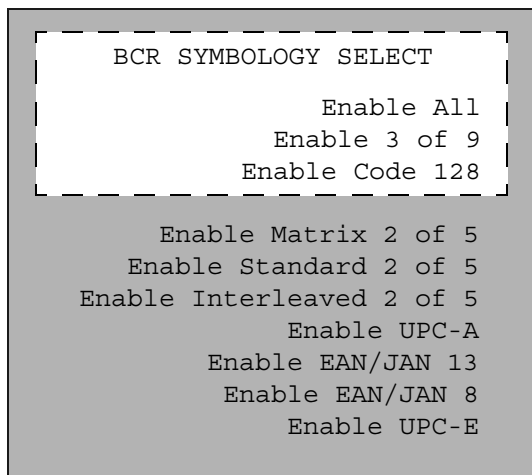Pour modifier la configuration de la symbologie du lecteur de codes barres du porte-échantillons, appuyez sur **[Config] [Sample Tray] > BCR Symbology > [Mode/Status]**.



Appuyez sur **[Info]** pour afficher les différentes valeurs que vous pouvez saisir.

BCR Symbology-sélectionnez une consigne de code barres.

Enable All— ce paramètre est le plus polyvalent pour un usage en laboratoire. Il permet d'encoder des lettres, des chiffres et certains signes de ponctuation. De plus, la longueur des messages peut être modifiée en fonction du volume de données à encoder et de l'espace disponible.

Enable 3 of 9— le code 3/9 permet d'encoder des lettres, des chiffres et certains signes de ponctuation. De plus, la longueur des messages peut être modifiée en fonction du volume de données à encoder et de l'espace disponible.

Enable Code 128— le code 128 est couramment utilisé dans le monde entier. Il propose un jeu de 128 symboles ASCII avec un code très riche. Le nombre total de caractères (14 valeurs alphanumériques, 28 valeurs numériques utilisant le code de départ C) inclut un chiffre de contrôle.

Enable Interleaved 2 of 5 — le code 2/5 se limite aux chiffres, mais ne permet pas de modifier la longueur des messages.

Enable UPC-A— le code UPC (Universal Product Code) est sans doute le plus connu des codes actuels. Les codes UPC-A comprennent douze chiffres (un chiffre système, dix chiffres de données et un chiffre de contrôle) et possèdent une longueur de messages fixe.

Enable UPC-E— le code UPC (Universal Product Code) est sans doute le plus connu des codes actuels. Les codes UPC-E se composent de six chiffres (six chiffres de données) et possèdent une longueur de messages fixe.

Enable EAN/JAN 13— le code EAN/JAN 13 propose treize chiffres (deux chiffres représentant le pays, dix chiffres de données et un chiffre de contrôle).

Enable EAN/JAN 8— le code EAN/JAN 8 propose treize chiffres (deux chiffres représentant le pays, cinq chiffres de données et un chiffre de contrôle).

Pour plus d'informations sur le lecteur de codes barres, voir « [Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage G4515A](#) », page 25 et « [Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A](#) », page 89. Vous pouvez également vous référer au manuel d'exploitation correspondant.

Enable checksum-sélectionnez la consigne à utiliser pour les chiffres de contrôle.

OFF-désactive le chiffre de contrôle du lecteur de codes barres.

ON-active le chiffre de contrôle du lecteur de codes barres (3/9 et 2/5).

Enable Tray Chiller-si elle est installée, il active ou désactive la température de la plaque de chauffage et de refroidissement en la mettant en position On ou Off.

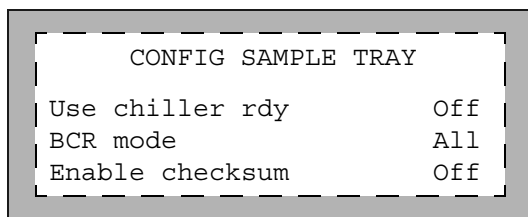
Tray Chiller Temp-si elle est installée, la température de la plaque de chauffage et de refroidissement est affichée. Règle la température voulue de la plaque de chauffage et de refroidissement.

Tray Chiller Error-band-si elle est installée, définit la marge d'erreur acceptable de la température de la plaque de chauffage et de refroidissement. Si la température est acceptable, la plaque est prête à être utilisée.


CPG série 6890

Le porte-échantillons place les flacons d'échantillon sur les injecteurs avant et arrière conformément aux paramètres de séquence définis. Chaque injecteur possède son propre ensemble de paramètres de séquence. Le porte-échantillons place d'abord les flacons sur l'injecteur avant, puis sur l'injecteur arrière. Il est possible d'utiliser les séquences et les configurations de code barres stockées pour indiquer au porte-échantillons l'endroit où il doit distribuer et récupérer les flacons d'échantillon.

Appuyez sur **[Config] [Sample Tray]** pour accéder aux consignes du porte-échantillons, du lecteur de codes barres et de la plaque de chauffage et de refroidissement.



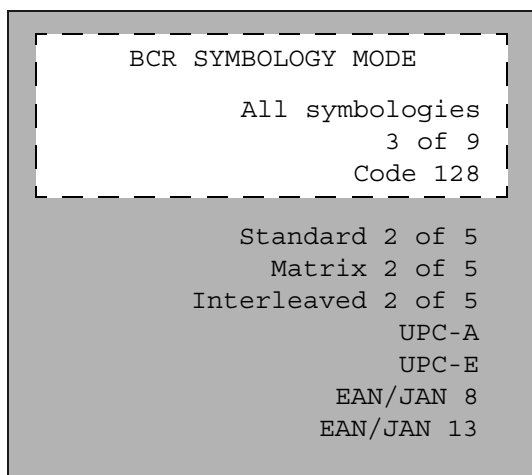Pour modifier le mode de symbologie sur le lecteur de codes barres du porte-échantillons, appuyez sur **[Config] [Sample Tray] > BCR mode > [Mode/Status]**.



Appuyez sur **[Info]** pour afficher les différentes valeurs que vous pouvez saisir.

Use chiller rdy-si elle est installée, active ou désactive la détection de la disponibilité de la température de la plaque de chauffage et de refroidissement. Cette fonction n'est disponible que sur le CPG 6890N.

Pour les CPG 6890A et 6890 Plus, la température du refroidisseur/chauffage doit être surveillée manuellement pour déterminer la disponibilité avant d'effectuer des analyses.

Chiller err band-définit la marge d'erreur acceptable de la température de la plaque de chauffage et de refroidissement, si la détection de la disponibilité de la plaque est activée. Au-delà de cette marge d'erreur, la plaque n'est pas prête.

BCR mode-sélectionnez une des consignes de code barre suivantes.

All symbologies-ce paramètre est le plus polyvalent pour un usage en laboratoire. Il permet d'encoder des lettres, des chiffres et certains signes de ponctuation. De plus, la longueur des messages peut être modifiée en fonction du volume de données à encoder et de l'espace disponible.

3 of 9— le code 3/9 permet d'encoder des lettres, des chiffres et certains signes de ponctuation. De plus, la longueur des messages peut être modifiée en fonction du volume de données à encoder et de l'espace disponible.

Code 128— le code 128 est couramment utilisé dans le monde entier. Il propose un jeu de 128 symboles ASCII avec un code très riche. Le nombre total de caractères (14 valeurs alphanumériques, 28 valeurs numériques utilisant le code de départ C) inclut un chiffre de contrôle.

Interleaved 2 of 5 — le code 2/5 se limite aux chiffres, mais ne permet pas de modifier la longueur des messages.

UPC-A— le code UPC (Universal Product Code) est sans doute le plus connu des codes actuels. Les codes UPC-A comprennent douze chiffres (un chiffre système, dix chiffres de données et un chiffre de contrôle) et possèdent une longueur de messages fixe.

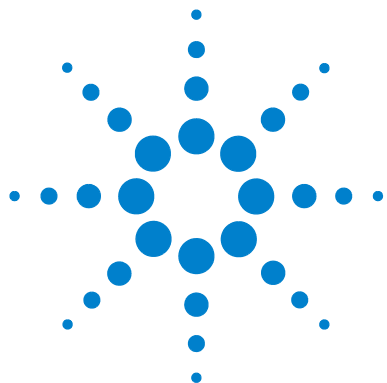
UPC-E— le code UPC (Universal Product Code) est sans doute le plus connu des codes actuels. Les codes UPC-E se composent de six chiffres (six chiffres de données) et possèdent une longueur de messages fixe.

EAN/JAN 8— le code EAN/JAN 8 propose treize chiffres (deux chiffres représentant le pays, cinq chiffres de données et un chiffre de contrôle).

EAN/JAN 13— le code EAN/JAN 13 propose treize chiffres (deux chiffres représentant le pays, dix chiffres de données et un chiffre de contrôle).

Pour plus d'informations sur le lecteur de codes barres, voir « [Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage G4515A](#) », page 25 et « [Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A](#) », page 89. Vous pouvez également vous référer au manuel d'exploitation correspondant.

Enable checksum-active ou désactive le chiffre de contrôle (On/Off).



7 Paramètres de l'ALS

Réglage des paramètres de l'injecteur	146
CPG 7890A, CPG 7820A et DDM 7820	147
CPG série 6890	150
CPG série 6850	152
LTM CPG/DDM 5975T	152
Réglage des paramètres du porte-échantillons	153
CPG 7890A et DDM 7820	153
CPG série 6890	154

Ce chapitre explique comment régler les paramètres de l'ALS avec différents appareils de contrôle.

Les descriptions suivantes se rapportent aux fonctionnalités proposées par le micrologiciel du CPG ; elles ne correspondent pas nécessairement aux fonctionnalités des systèmes de données Agilent. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du système de données Agilent.



Réglage des paramètres de l'injecteur

Les paramètres disponibles dépendent de la configuration du CPG et de l'injecteur. Appuyez sur la touche **[Info]** pour consulter la plage de consigne proposée pour chaque paramètre. Pour connaître les fonctionnalités de l'ALS, voir [Tableau 7](#) à la page 123 et [Tableau 6](#) à la page 122.

CPG 7890A, CPG 7820A et DDM 7820

Sur le CPG 7890A, appuyez sur la touche **[Front Injector]** ou **[Back Injector]** du clavier. Sur le CPG 7820A et sur DDM 7820A, appuyez sur la touche **[Injector]** du clavier logiciel. Faites défiler les consignes jusqu'à celle qui est détaillée ci-dessous.

Saisissez une valeur de consigne, appuyez sur la touche **[Mode/Type]** pour modifier la sélection ou activez/désactivez la consigne.

FRONT INJECTOR	
Injection volume	1.00
Viscosity delay	0
Inject Dispense Speed	6000
Airgap Volume	0.20
Sample Pumps	6
Sample Washes	2
Sample Wash Volume	8
Solvent A post washes	0
Solvent A pre washes	0
Solvent A wash volume	8
Solvent B post washes	0
Solvent B pre washes	0
Solvent B wash volume	8
Sample Draw Speed	300
Sample Dispense Speed	6000
Pre dwell time	0
Post dwell	0
Sample offset	0
Injection Mode	NORMAL
Tower LED	ON

Injection volume – Volume d'échantillon à injecter en μL . Indiquez le volume d'échantillon à injecter (en μL). Il peut atteindre 50 % de la capacité configurée de la seringue. Pour une seringue de 10 μL , les entrées seront 0,1, 0,2, 0,3, jusqu'à 5 μL . Le CPG arrondit le volume à la valeur admissible suivante.

Viscosity delay— durée (en secondes) pendant laquelle le piston de la seringue reste immobile entre le pompage et l'injection, pour que la seringue se remplisse. Cette pause permet aux échantillons visqueux de s'écouler dans le vide créé à l'intérieur de la seringue.

Inject Dispense Speed— nombre de microlitres par minute à injecter. La valeur du paramètre saisie ici est arrondie à la plus proche valeur acceptable. Par exemple, la valeur 7000 $\mu\text{L}/\text{min}$ est arrondie à 7009 $\mu\text{L}/\text{min}$.

Airgap Volume— quantité d'air séparant l'échantillon de l'extrémité de l'aiguille.

Sample pumps— nombre de mouvements verticaux effectués par le piston de la seringue lorsque l'aiguille est placée dans l'échantillon. Ces mouvements visent à éliminer les bulles d'air et à améliorer la reproductibilité des analyses.

Sample washes— nombre de rinçages à l'échantillon auquel la seringue est soumise avant l'injection. L'injecteur descend l'aiguille de la seringue dans le flacon d'échantillon, aspire l'échantillon et vide l'échantillon dans l'une des bouteilles de déchet.

Sample Wash Volume— nombre de microlitres utilisés pour le rinçage à l'échantillon.

Solvent A post washes— nombre de rinçages au solvant A (solvant provenant des bouteilles A1 à A6) auquel la seringue est soumise.

Solvent A pre washes— nombre de rinçages au solvant A (solvant provenant des bouteilles A1 à A6) auquel la seringue est soumise.

Solvent A wash volume— nombre de microlitres utilisés pour le rinçage à l'échantillon A.

Solvent B post washes— nombre de rinçages au solvant B (solvant provenant des bouteilles B1 à B4) auquel la seringue est soumise.

Solvent B pre washes— nombre de rinçages au solvant B (solvant provenant des bouteilles B1 à B4) auquel la seringue est soumise.

Solvent B wash volume— nombre de microlitres utilisés pour le rinçage à l'échantillon B.

Sample Draw Speed— vitesse du piston de la seringue lors de l'injection de l'échantillon.

Sample Dispense Speed— vitesse d'injection de l'échantillon (si un paramètre de vitesse de piston variable a été configuré).

Solvent Draw Speed— vitesse à laquelle se déplace le piston de la seringue lors de l'injection du solvant (si un paramètre de vitesse de piston variable a été configuré).

Sample Dispense Speed— vitesse d'injection du solvant (si un paramètre de vitesse de piston variable a été configuré).

Pre dwell time— durée (en minutes) pendant laquelle l'aiguille de la seringue reste dans l'injecteur avant l'injection.

Post dwell— durée (en minutes) pendant laquelle l'aiguille de la seringue reste dans l'injecteur après l'injection.

Sample offset— active la profondeur d'échantillonnage variable.

Injection mode— type du mode d'injection.

Injection Reps— nombre de répétitions (pour une injection grand volume avec répétitions).

Injection Delay— durée d'attente entre les répétitions (pour une injection grand volume avec répétitions).

L2 volume— quantité d'échantillon utilisée au niveau 2 (pour une injection sandwich à deux ou trois niveaux).

L2 Airgap volume— quantité d'air utilisée entre les niveaux d'échantillon 1 et 2 (pour une injection sandwich à deux ou trois niveaux).

L3 volume— quantité d'échantillon utilisée au niveau 3 (pour une injection sandwich à trois niveaux).

L3 Airgap volume— quantité d'air utilisée entre les niveaux d'échantillon 2 et 3 (pour une injection sandwich à trois niveaux).

Tower LED— commande le voyant lumineux (On/Off) situé à l'intérieur de la tour d'injection.

CPG série 6890

Appuyez sur **[Front Injector]** ou **[Back Injector]**.

Faites défiler les consignes jusqu'à celle qui est détaillée ci-dessous.

Saisissez une valeur de consigne, appuyez sur la touche **[Mode/Type]** ou activez/désactivez la consigne.

FRONT INJECTOR	
Injection vol	1.00
#Sample pumps	6
Air gap	0.20
Viscosity delay	0
#Sample washes	0
#Solv A washes	0
#Solv B washes	0
Plunger speed	FAST
Pre dwell time	0,00
Post dwell	0,00
Samp offset	Off
#Solv A pre wash	0
#Solv B pre wash	0

Selon le **mode d'injection** paramétré au cours de la configuration des injecteurs, les paramètres suivants peuvent être disponibles.

Injection volume/Sample volume— volume d'échantillon à injecter. Indiquez le volume d'échantillon à injecter (en μl). Il peut atteindre 50 % de la capacité configurée de la seringue. Pour une seringue de 10 μl , les entrées seront 0,1, 0,2, 0,3, jusqu'à 5 μl . Le CPG arrondit le volume à la valeur admissible suivante.

Réglez le volume d'injection sur Off pour désactiver la tourelle d'injection.

L2 volume— volume d'échantillon à injecter pour le niveau d'échantillon 2.

L3 volume— volume d'échantillon à injecter pour le niveau d'échantillon 3.

#Injection reps— concerne les injections grand volume. Nombre de mouvements verticaux effectués par le piston de la seringue tandis que l'aiguille est placée dans l'échantillon. Ces mouvements visent à éliminer les bulles d'air et à améliorer la reproductibilité des analyses.

Injection delay— concerne les injections grand volume. Durée (en secondes) pendant laquelle le piston de la seringue reste immobile entre le pompage et l'injection. Cette pause permet aux échantillons visqueux de s'écouler dans le vide créé à l'intérieur de la seringue.

#Sample pumps— nombre de mouvements verticaux effectués par le piston de la seringue lorsque l'aiguille est placée dans l'échantillon. Ces mouvements visent à éliminer les bulles d'air et à améliorer la reproductibilité des analyses.

#L2 pumps— concerne les injections au niveau d'échantillon 2. Nombre de mouvements verticaux effectués par le piston de la seringue tandis que l'aiguille est placée dans l'échantillon. Ces mouvements visent à éliminer les bulles d'air et à améliorer la reproductibilité des analyses.

#L3 pumps— concerne les injections au niveau d'échantillon 3. Nombre de mouvements verticaux effectués par le piston de la seringue tandis que l'aiguille est placée dans l'échantillon. Ces mouvements visent à éliminer les bulles d'air et à améliorer la reproductibilité des analyses.

Air gap— quantité d'air aspirée après l'échantillon.

L2 air gap— quantité d'air aspirée après le niveau d'échantillon 2.

L3 air gap— quantité d'air aspirée après le niveau d'échantillon 3.

Viscosity delay— durée (en secondes) pendant laquelle le piston de la seringue reste immobile entre le pompage et l'injection. Cette pause permet aux échantillons visqueux de s'écouler dans le vide créé à l'intérieur de la seringue.

#Sample washes— nombre de rinçages à l'échantillon auquel la seringue est soumise avant l'injection. L'injecteur descend l'aiguille de la seringue dans le flacon d'échantillon, aspire l'échantillon et vide l'échantillon dans l'une des bouteilles de déchet.

#Solvent A washes— nombre de rinçages au solvant A (solvant provenant des bouteilles A, A2, A3) auquel la seringue est soumise.

#Solvent B washes— nombre de rinçages au solvant B (solvant provenant des bouteilles B, B2, B3) auquel la seringue est soumise.

Plunger speed— vitesse du piston de la seringue lors de l'injection du solvant.

Pre dwell time— durée (en minutes) pendant laquelle l'aiguille de la seringue reste dans l'injecteur avant l'injection.

Post dwell— durée (en minutes) pendant laquelle l'aiguille de la seringue reste dans l'injecteur après l'injection.

Samp offset— active la profondeur d'échantillonnage variable. Choisissez la valeur Off pour désactiver la consigne.

#Solvent A prewash— nombre de rinçages au solvant subis par la seringue avant le chargement.

#Solvent B prewash— nombre de rinçages au solvant subis par la seringue avant le chargement.

CPG série 6850

Régalez tous ces paramètres depuis votre système de données Agilent. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de votre système de données.

LTM CPG/DDM 5975T

Régalez tous ces paramètres depuis votre système de données Agilent. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de votre système de données.

Réglage des paramètres du porte-échantillons

Les paramètres disponibles dépendent de la configuration du CPG et du porte-échantillons. Appuyez sur la touche **[Info]** pour consulter la plage de consigne proposée pour chaque paramètre. Pour connaître les fonctionnalités de l'ALS, voir [Tableau 7](#) à la page 123 et [Tableau 6](#) à la page 122.

CPG 7890A et DDM 7820

Appuyez sur **[Sample Tray]**.

Faites défiler les consignes jusqu'à celle qui est détaillée ci-dessous.

Saisissez une valeur de consigne, appuyez sur la touche **[Mode/Type]** pour modifier la sélection ou activez/désactivez la consigne.

SAMPLE TRAY	
Enable barcode	Off
Enable vial heater	Off
Enable mixer	On
Mixing cycles	4
Mixing cycle time	1
Mixing speed	4000

Appuyez sur **[Info]** pour afficher les différentes valeurs que vous pouvez saisir.

Enable barcode-s'il est installé, choisissez On ou Off pour activer ou désactiver le lecteur de codes barres.

Enable vial heater-si un lecteur de codes barres est installé, choisissez On ou Off pour activer ou désactiver le chauffage de flacon.

Vial heater temp-si le chauffage de flacon est activé, définit la température de chauffage du flacon.

Vial heater time-si le chauffage de flacon est activé, définit la durée de chauffage du flacon.

Enable mixer-si un lecteur de codes barres est installé, choisissez On ou Off pour activer ou désactiver le mélangeur.

Mixing cycles-définit le nombre de cycles du mélangeur si ce dernier est activé.

Mixing cycle time-définit la durée du cycle du mélangeur (en secondes) si ce dernier est activé.

Mixing speed-définit la vitesse du mélangeur (en tours par minute) si ce dernier est activé.

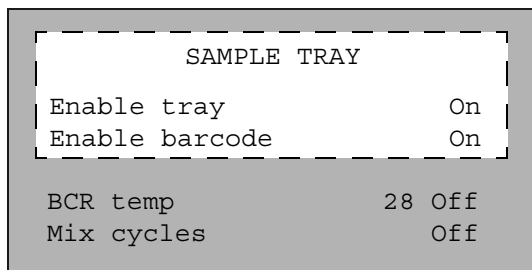
CPG série 6890

Le porte-échantillons place les flacons d'échantillon sur les injecteurs avant et arrière conformément aux paramètres de séquence définis. Chaque injecteur possède son propre ensemble de paramètres de séquence. Le porte-échantillons place d'abord les flacons sur l'injecteur avant, puis sur l'injecteur arrière. Il est possible d'utiliser les séquences et les configurations de code barres stockées pour indiquer au porte-échantillons l'endroit où il doit distribuer et récupérer les flacons d'échantillon.

Appuyez sur **[Sample Tray]**.

Faites défiler les consignes jusqu'à celle qui est détaillée ci-dessous.

Saisissez une valeur de consigne, appuyez sur la touche **[Mode/Type]** ou activez/désactivez la consigne.



SAMPLE TRAY	
Enable tray	On
Enable barcode	On
BCR temp	28 Off
Mix cycles	Off

Enable Tray- choisissez On si vous souhaitez utiliser le porte-échantillons ou Off pour placer les bouteilles d'échantillon dans la tourelle d'injection.

Tray temp— disponible si la plaque de chauffage et de refroidissement est installée. Affiche la température réelle du porte-échantillons.

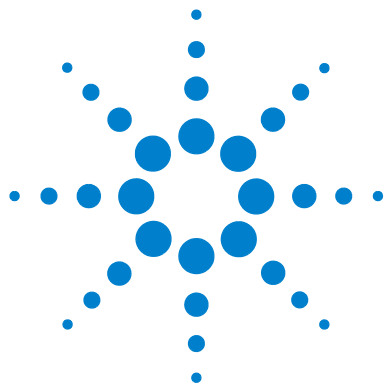
Tray temp target— disponible si la plaque de chauffage et de refroidissement est installée. Définit la température que le porte-échantillons doit atteindre.

Enable barcode— disponible si le lecteur de codes barres est installé. Activez ou désactivez le lecteur de codes barres.

BCR temp : affiche la température réelle du chauffage du lecteur de codes barres et définit la consigne de température associée.

Mix cycles— nombre de cycles du mélangeur.

Pour plus d'informations sur le lecteur de codes barres, voir « [Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage G4515A](#) », page 25 et « [Installation du lecteur de codes barres/mélangeur/chauffage G4515A](#) », page 89. Vous pouvez également vous référer au manuel d'exploitation correspondant.



8 Seringues et aiguilles

- Sélection d'une seringue 158
- Vérification d'une seringue 161
- Installation d'une seringue 162
- Retrait d'une seringue 166
- Remplacement d'une aiguille de seringue 167

L'injecteur utilise des seringues en guise de système de prélèvement et de transport d'échantillons. Ce chapitre décrit leurs propriétés et leurs utilisations.



Sélection d'une seringue

- 1 Sélectionnez le type de seringue en fonction de l'injecteur utilisé et du volume d'échantillon à injecter.

ATTENTION

Si vous n'utilisez pas une seringue pour injection dans la colonne alors que vous injectez l'échantillon dans un injecteur de colonne, vous risquez d'endommager l'injecteur, la seringue et la colonne.

- 2 Sélectionnez une seringue. Pour connaître les références et informations de commande, reportez-vous au catalogue des consommables et fournitures Agilent.
- 3 Sélectionnez la jauge d'aiguille de seringue appropriée ([Tableau 9](#)).


Tableau 9 Sélection de la jauge d'aiguille

Type d'injecteur	Type de colonne	Jauge d'aiguille
Rempli purgé, avec ou sans division (dont MMI et PTV)	Indifférent Applicable	Jauge 23 Jauge 26s ou Embout fileté jauge 23/26s
Cool On-Column	250 µm 320 µm 530 µm	Embout fileté jauge 26s/32 Embout fileté jauge 26s/32 Embout fileté jauge 23/26s ou jauge 26s

Tableau 10 Seringues du passeur d'échantillon On-Column

Volume (en μL)	Description	Un.	Référence
5	Aiguille amovible, cylindre uniquement		5182-0836
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 530 μm	3/paquet	5182-0832
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 0,32 μm	3/paquet	5182-0831
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 0,25 μm	3/paquet	5182-0833
	Bouton de piston	10/paquet	5181-8866

Utilisez des aiguilles de seringue à pointe conique. N'utilisez pas d'aiguilles à pointe aiguë. Elles abîment les septums d'injecteur et sont souvent à l'origine de fuites. En outre, les aiguilles pointues ont tendance à arracher le septum lors de leur retrait, ce qui entraîne de gros résidus sur le chromatogramme (Figure 37 et Figure 38).

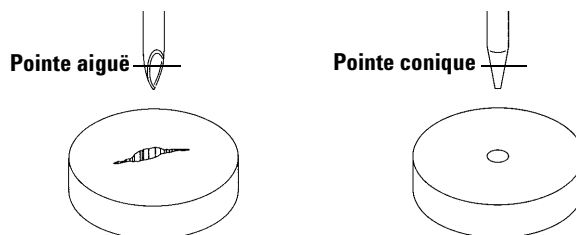**Figure 37** Pointes d'aiguille

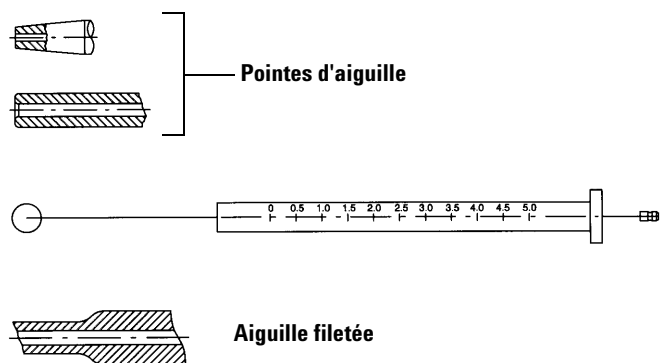


Figure 38 Formes d'aiguille

Vérification d'une seringue

Avant d'installer une seringue :

- 1 Faites rouler la seringue sur le bord d'une surface plane propre. Si la pointe de l'aiguille dessine un cercle, redressez la tige en la pliant légèrement près du point de connexion avec le cylindre de la seringue. Faites un nouvel essai (Figure 39).

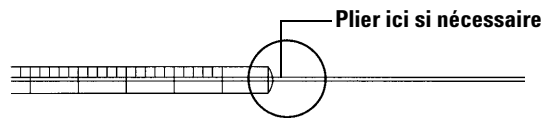


Figure 39 Contrôle de la seringue

- 2 Vérifiez que l'aiguille est en bon état. La surface de l'aiguille peut comporter des bosses concentriques rapprochées qui agissent comme une lime miniature en introduisant de petits morceaux de septum dans l'injecteur ou le flacon. Les bosses sont faciles à observer sous un microscope 10X.

Si vous notez la présence de bosses, pliez en deux un morceau de papier d'émeri fin, placez-le entre le pouce et l'index, puis frottez l'aiguille jusqu'à ce que les bosses disparaissent. Faites attention à ne pas altérer la pointe de la seringue.

- 3 Vérifiez que le piston n'est pas coincé. Faites-le coulisser plusieurs fois. Il doit se déplacer sans à-coups, ni frottement ou contrainte. Si le piston est coincé, retirez-le et nettoyez-le avec du solvant.

Installation d'une seringue

Pour installer une seringue (Figure 40) :

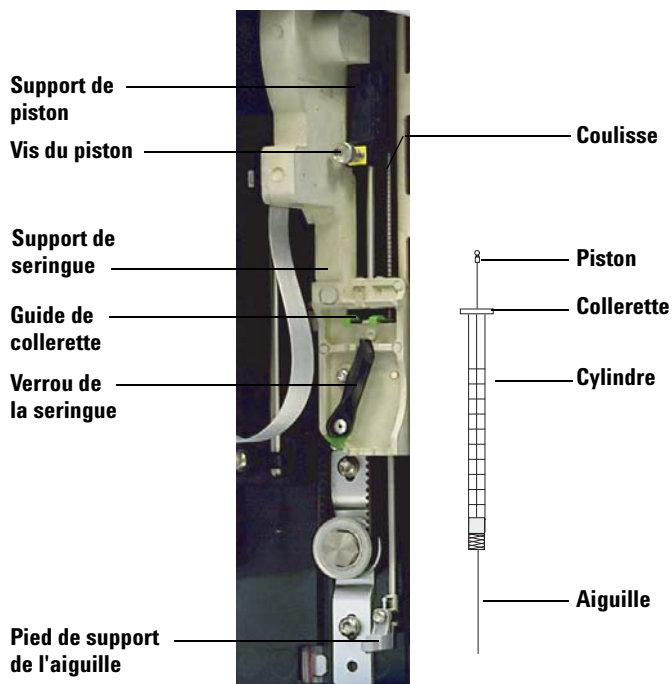


Figure 40 Installation d'une seringue

- 1 Débranchez le câble de l'injecteur, puis, si vous le souhaitez, posez l'injecteur sur un dispositif de rangement ou placez la tourelle d'injection sur la table de travail.
- 2 Ouvrez la porte de l'injecteur.
- 3 Faites coulisser le support de la seringue jusqu'en position maximale.
- 4 Ouvrez le verrou de la seringue en le tournant vers la gauche.
- 5 Levez le support de piston jusqu'en position maximale.
- 6 Introduisez délicatement l'aiguille de la seringue dans l'orifice de guidage situé dans le pied du support d'aiguille.

- 7 Alignez la collerette de la seringue avec le guide de collerette, puis appuyez sur la seringue pour la mettre en place tout en maintenant l'extrémité de l'aiguille dans l'orifice de guidage du pied du support d'aiguille. Assurez-vous que le côté plat de la collerette de la seringue soit visible (Figure 41).

REMARQUE

Une installation incorrecte de la collerette de la seringue dans le guide de collerette endommagera le piston de la seringue.

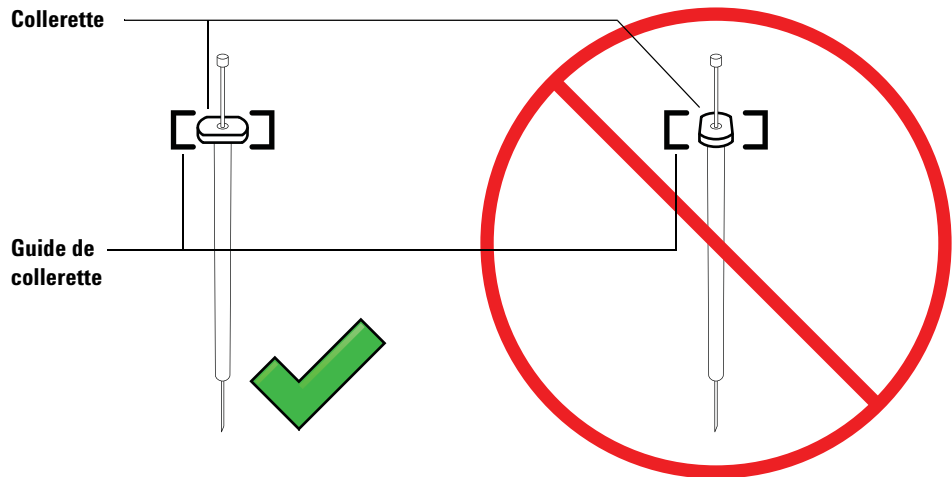


Figure 41 Orientation de la collerette de la seringue

- 8 Refermez le verrou de la seringue en le tournant vers la droite jusqu'à la butée.
- 9 Desserrez complètement la vis du piston en la tournant vers la gauche jusqu'au point de butée.
- 10 Faites coulisser le support de piston vers le bas jusqu'à ce qu'il recouvre entièrement le piston de la seringue, puis serrez à la main la vis moletée du piston.
- 11 Déplacez manuellement le support de piston en appliquant un mouvement de va-et-vient. Si le piston de la seringue ne coulisse pas avec le support, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce qu'il soit correctement installé. Vérifiez que la vis moletée du piston est bien

fixée et serrée. Si le support n'est pas solidement fixé au piston de la seringue, il risque de se détacher après un certain nombre d'injections.

ATTENTION

S'il est répété, ce mouvement risque d'endommager la seringue.

12 Vérifiez que l'aiguille est bien introduite dans le trou de guidage du pied de support d'aiguille. L'aiguille doit être droite et se déplacer librement à travers l'orifice de guidage.

Si l'aiguille est tordue ou n'est pas introduite dans l'orifice de guidage, retirez et réinstallez la seringue. Pour voir une illustration d'une seringue correctement installée, reportez-vous à la [Figure 42](#).

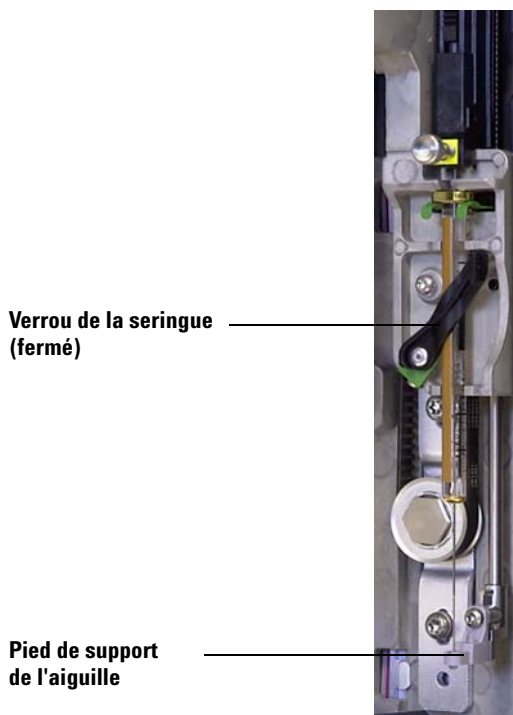


Figure 42 Seringue équipée d'un chariot de seringue et d'un support d'aiguille

- 13** Fermez la porte de l'injecteur.
- 14** Exécutez la procédure suivante uniquement si la tourelle d'injection a été retirée de la tige de montage au cours de l'installation :
 - a** Si nécessaire, branchez le câble de l'injecteur.
 - b** Installez l'injecteur sur la tige de montage. Pour plus de détails, consulter l' « [Installation de l'injecteur G4513A](#) » à la page 46.
 - c** Si vous possédez un porte-échantillons, étalonnez l'ALS. Pour plus de détails, consulter le « [Étalonnage de l'ALS](#) » à la page 237.

Retrait d'une seringue

Pour retirer une seringue :

- 1** Débranchez le câble de l'injecteur, puis, le cas échéant, montez ce dernier sur un dispositif de rangement.
- 2** Ouvrez la porte de l'injecteur.
- 3** Faites coulisser le support de la seringue jusqu'en position maximale.
- 4** Desserrez complètement la vis moletée du piston jusqu'au point de butée, puis retirez le support du piston en le soulevant.
- 5** Ouvrez le verrou de la seringue en le tournant vers la gauche.

ATTENTION

Prenez garde à ne pas tordre l'aiguille de la seringue. Ne tirez la seringue hors du chariot que jusqu'à ce qu'elle soit dégagée. L'aiguille se tord facilement lorsqu'elle est en place dans le guide du support d'aiguille.

- 6** Tirez délicatement sur le haut de la seringue pour le détacher du guide de collerette, puis retirez l'aiguille du pied de support en la soulevant.

Pour installer une seringue, voir « [Installation d'une seringue](#) » à la page 209.

Remplacement d'une aiguille de seringue

Les aiguilles en acier inoxydables utilisées pour les injections de 250 et 320 µm doivent être introduites dans des cylindres de seringue en verre. Sélectionnez la taille d'aiguille adaptée à la colonne que vous utiliserez.

Les aiguilles destinées aux injections de 250 µm sont munies de butées de couleur argent. Les aiguilles destinées aux injections de 320 µm sont munies de butées de couleur or. Pour obtenir la liste des seringues et aiguilles disponibles, reportez-vous au catalogue de consommables et de fournitures Agilent ou visitez le site Web d'Agilent à l'adresse www.agilent.com/chem.

Tableau 11 Seringues du passeur d'échantillon On-Column

Volume (en µL)	Description	Un.	Référence
5	Aiguille amovible, cylindre uniquement		5182-0836
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 530 µm	3/paquet	5182-0832
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 320 µm	3/paquet	5182-0831
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 250 µm	3/paquet	5182-0833
	Bouton de piston	10/paquet	5181-8866

Pour introduire une aiguille dans un cylindre de seringue (Figure 43) :


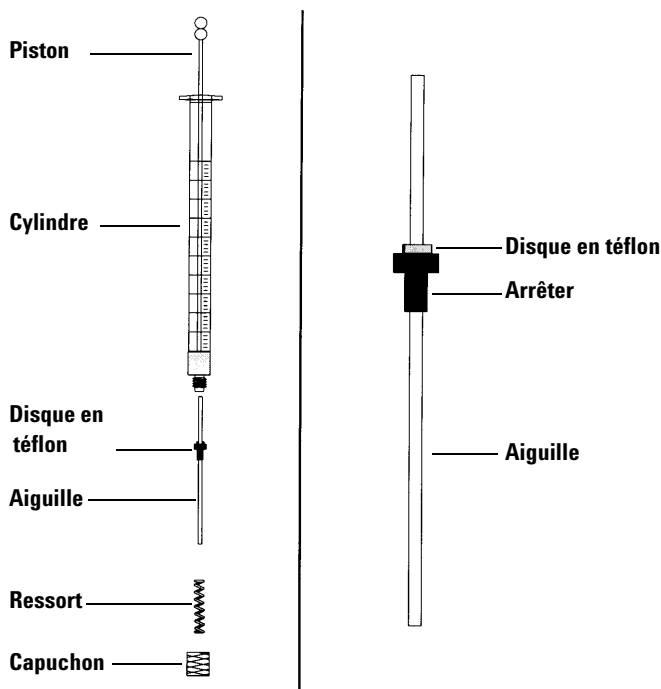


Figure 43 Composants d'une seringue

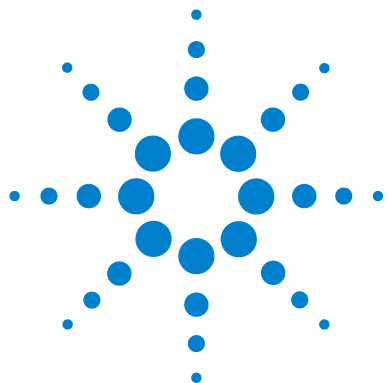- 1 Dévissez le capuchon du cylindre de la seringue, puis retirez le ressort.
- 2 Vérifiez que l'aiguille est munie d'un disque en téflon (Figure 43). Si le cylindre de la seringue n'est pas muni du disque en téflon, suivez les instructions figurant dans l'emballage de la seringue pour envelopper l'aiguille vous-même.
- 3 Enfilez le ressort et le capuchon sur l'aiguille.
- 4 Insérez l'aiguille dans le cylindre de la seringue.
- 5 Revissez le capuchon sur le cylindre de la seringue.



9

Flacons et bouteilles

Préparation d'un flacon d'échantillon	171
Sélection d'un flacon d'échantillon	171
Sélection d'un septum de flacon	172
Remplissage d'un flacon d'échantillon	174
Etiquetage d'un flacon d'échantillon	173
Fermeture d'un flacon d'échantillon	176
Préparation des bouteilles de solvant et de déchet	178
Sélection des bouteilles	178
Remplissage des bouteilles de solvant	179
Préparation des bouteilles de déchet	179
Placement des flacons et des bouteilles dans la tourelle	180
Avec un porte-échantillons	182
Sans porte-échantillons	183
Utilisation de deux injecteurs (CPG 7890A et série 6890 uniquement)	184
Avec un porte-échantillons	184
Sans porte-échantillons	184
Détermination du nombre de flacons d'échantillons pouvant être analysés	185
Injectons sandwich	191
Exemple d'injection sandwich à 2 niveaux	193
Exemple d'injection sandwich à 3 niveaux	195



Ce chapitre contient des instructions relatives aux flacons d'échantillon, aux bouteilles de solvant et aux bouteilles de déchet. Il décrit notamment leur installation dans le porte-échantillons ou la tourelle. Il explique aussi comment estimer le nombre maximal d'échantillons que l'on peut exécuter avant d'avoir à remplir les bouteilles de solvant ou à vider les bouteilles de déchet.

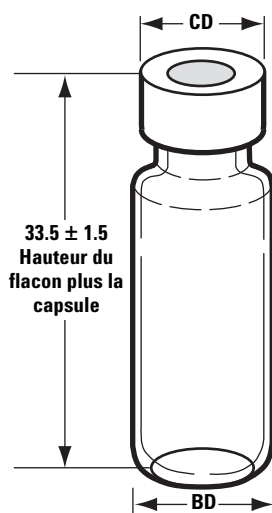
Préparation d'un flacon d'échantillon

Sélection d'un flacon d'échantillon


L'injecteur et le porte-échantillons utilisent des flacons en verre clair ou brun munis de capsules à serrer, ou encore des flacons munis de capsules à vis. Choisissez des flacons en verre brun pour les échantillons photosensibles. Pour connaître les types de flacons compatibles, reportez-vous au catalogue des consommables et fournitures Agilent. Vous risquez de modifier le fonctionnement du porte-échantillons et de la tourelle si vous utilisez des flacons d'échantillon incompatibles.

La [Figure 44](#) présente les dimensions critiques des flacons d'échantillon à utiliser avec l'ALS 7693A. Ces dimensions ne constituent pas la liste complète des caractéristiques.

Diamètre du corps (BD) = $11,7 \pm 0,2$
 Diamètre de la capsule (CD) = $BD \times 1,03$ maximum
 Dimensions exprimées en mm



Hauteur maximale d'un flacon fermé

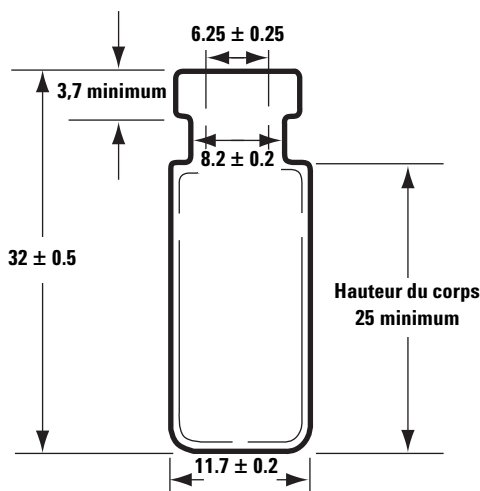

Flacon d'échantillon avec capsule à serrer

Figure 44 Flacon d'échantillon

Sélection d'un septum de flacon

Il existe deux types de septa utilisés avec les capsules à sertir et les capsules à vis, chaque septum possédant différentes caractéristiques de fermeture et de résistance aux solvants.

- Le premier type de septa est composé de caoutchouc naturel, recouvert de téflon sur le côté échantillon. Ces septa conviennent particulièrement aux échantillons possédant un pH compris entre 4 et 7,5. Moins résistants aux solvants une fois qu'ils ont été perforés par l'aiguille, ils se déchirent plus facilement que les septa en caoutchouc de silicone. Sous l'effet des déchirures, des morceaux de septum risquent de se déposer dans le flacon et d'affecter les chromatogrammes.
- Le second type de septa est composé de caoutchouc de silicone peu extractible de grande qualité, recouvert de téflon des deux côtés. Plus résistants aux solvants une fois qu'ils ont été perforés par l'aiguille, ils se déchirent moins facilement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au catalogue des consommables et fournitures Agilent.

La [Figure 45](#) présente le diamètre recommandé pour l'ouverture des capsules de flacon.

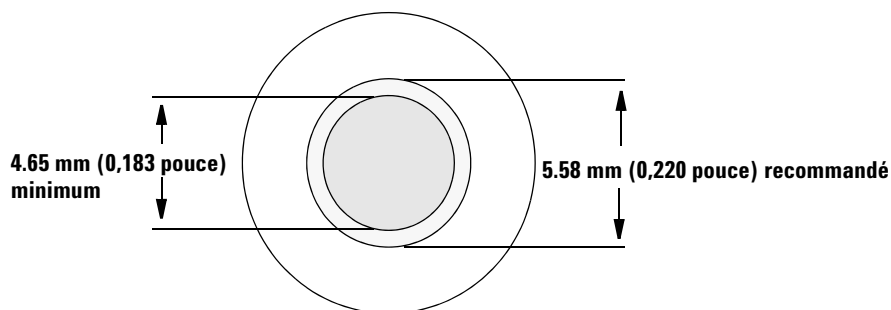


Figure 45 Caractéristiques d'ouverture des capsules de flacon

Etiquetage d'un flacon d'échantillon

Certains flacons sont munis d'une zone inscriptible qui permet d'écrire dessus facilement. Si vous décidez de réaliser et de coller vos propres étiquettes, Agilent Technologies vous recommande de respecter l'emplacement et l'épaisseur maximale suivants (voir [Figure 46](#)).

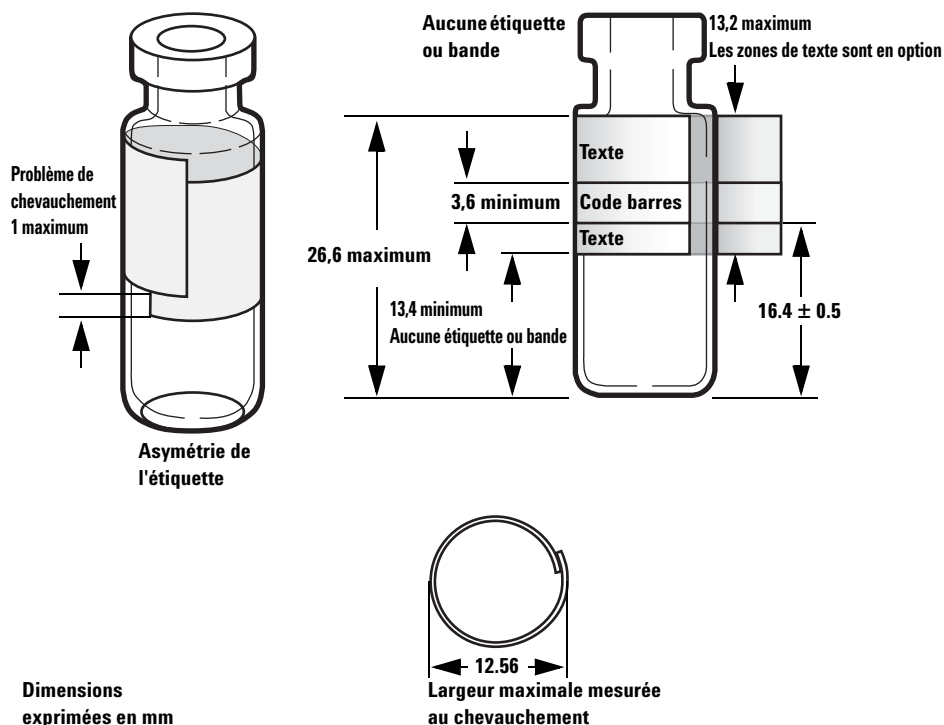


Figure 46 Dimensions de l'étiquette du flacon d'échantillon

ATTENTION

Pour garantir le bon fonctionnement du pince-flacons, il est primordial de respecter les dimensions de flacons d'échantillon recommandées. L'utilisation de flacons et d'étiquettes ne respectant pas ces spécifications peut nuire au fonctionnement du pince-flacons. La garantie ou le contrat de maintenance ne couvre pas les demandes d'assistance ou réparations résultant de l'utilisation de flacons et microflacons non conformes.

Remplissage d'un flacon d'échantillon

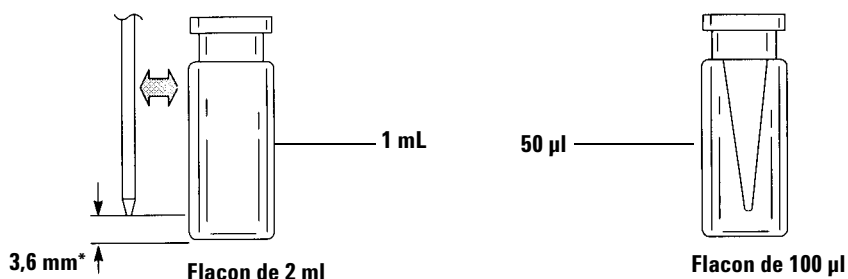
La **Figure 47** présente les volumes de remplissage recommandés pour les flacons d'échantillon suivants :

- 1 ml pour les flacons de 2 ml
- 50 μ l pour les flacons de 100 μ l

Il est nécessaire de laisser un espace d'air dans le flacon afin d'éviter la formation de vide au moment où l'échantillon est retiré. Cela risquerait d'affecter la reproductibilité des analyses.

ATTENTION

N'injectez pas d'air dans les flacons afin d'éviter la formation de vide. Vous risquez d'endommager le joint de la capsule et l'aiguille de la seringue.



* Position de l'aiguille pour la profondeur d'échantillonnage par défaut

Figure 47 Volumes de remplissage recommandés pour les flacons d'échantillon

Au moment de développer votre méthode, tenez compte des points suivants :

- Si vous devez tester une grande quantité d'échantillon en faisant plusieurs injections, répartissez l'échantillon dans plusieurs flacons pour plus de fiabilité des résultats.
- Si le volume d'échantillon dans le flacon est faible, les contaminants provenant de la dernière injection d'échantillon ou du dernier rinçage au solvant risquent d'avoir des effets plus importants sur l'échantillon.

Si vous changez de fournisseur, vous devrez peut-être revoir la méthode. L'utilisation de procédés de fabrication différents dans la composition des flacons peut affecter les résultats dans certains cas.

Fermeture d'un flacon d'échantillon

ATTENTION

Si vous utilisez un flacon d'échantillon muni d'une capsule à vis, veillez à ce que celle-ci soit serrée à fond avant usage.

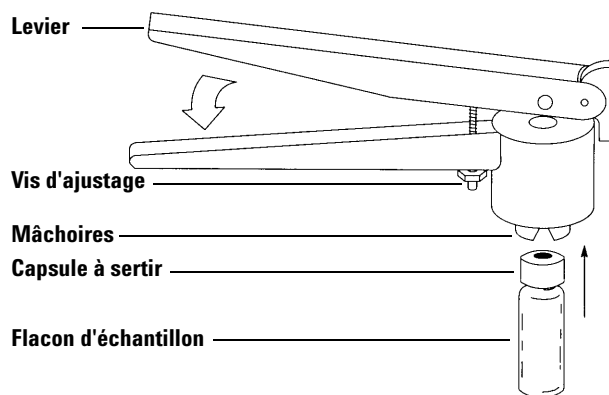


Figure 48 Sertissage d'une capsule

Pour installer une capsule à sertir étanche à l'air :

- 1 Nettoyez les surfaces internes des mâchoires de la pince à sertir.
- 2 Placez la capsule à sertir sur le dessus du flacon.
- 3 Placez le flacon dans la pince à sertir. Appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il touche la vis d'ajustage.

La Figure 49 montre des capsules de flacons bien et mal installées.

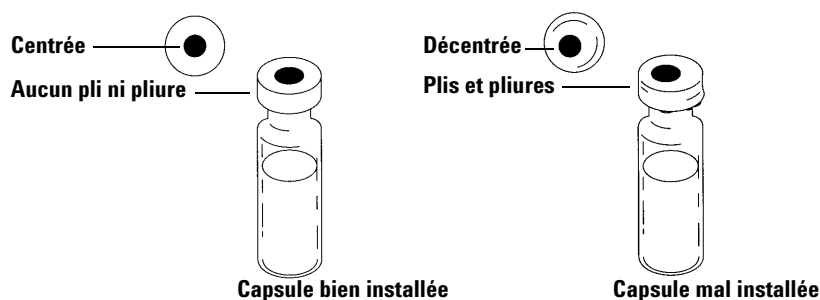


Figure 49 Exemples de capsules bien et mal installées

Vérifiez que chaque flacon est correctement serti :

- 1** Vérifiez qu'il n'y a pas de plis ni de pliures sur la partie de la capsule qui recouvre le dessous du collet du flacon. Pour éliminer les plis et les pliures, tournez le flacon sur 10° environ et sertissez à nouveau la capsule. Tournez la vis d'ajustage de la pince à sertir vers la droite pour relâcher le sertissage.
- 2** La capsule doit être serrée à la main. Si la capsule est lâche, tournez la vis d'ajustage de la pince à sertir vers la gauche pour renforcer le sertissage. Sertissez à nouveau la capsule. Si la capsule est trop serrée, le septum sera déformé et le flacon pourrait fuir.
- 3** Vérifiez sur chaque capsule que le septum est bien plat et centré sur le dessus du flacon.
 - Si le septum n'est pas plat, retirez la capsule, tournez la vis d'ajustage de la pince à sertir vers la droite et recommencez.
 - Si la capsule n'est pas centrée, retirez la capsule et vérifiez que la nouvelle capsule est bien à plat sur le dessus du flacon avant de la serti.

Préparation des bouteilles de solvant et de déchet

Les bouteilles de solvant contiennent le solvant utilisé pour rincer la seringue entre les injections. L'injecteur rejette les rinçages au solvant et les rinçages à l'échantillon dans les bouteilles de déchet. La capacité de la bouteille de rinçage ou de déchet limite parfois le nombre d'échantillons pouvant être analysé.

Sélection des bouteilles

Les bouteilles de solvant et de déchet peuvent être fermées au moyen de capsules à diffusion (capsules en plastique percées d'un trou, qui retardent l'évaporation sans empêcher l'aiguille de se déplacer) ou de septa. Agilent Technologies recommande l'utilisation de capsules à diffusion ([Figure 50](#)) sur les septa pour deux raisons :

- Les capsules à diffusion permettent plusieurs entrées dans la bouteille sans pénétration de petits morceaux de septum dans son contenu (contamination).
- Les solvants courants se diffusent moins vite hors de la bouteille si le flacon est muni d'une capsule à diffusion que s'il est équipé d'un septum perforé plusieurs fois par une aiguille de seringue standard.

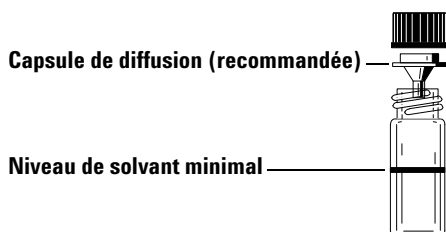


Figure 50 Bouteille de 4 ml utilisée pour les solvants ou les déchets

Remplissage des bouteilles de solvant

Rincez et remplissez chaque bouteille de solvant avec 4 ml de solvant frais. Le niveau de liquide doit atteindre l'épaule de la bouteille. Les bonnes pratiques de laboratoire (GLP) préconisent de ne pas utiliser plus de 2 ml sur les 4 ml de solvant pour le rinçage des seringues. La pointe de l'aiguille prélève le solvant à 18,5 mm du fond du flacon ([Figure 51](#)).

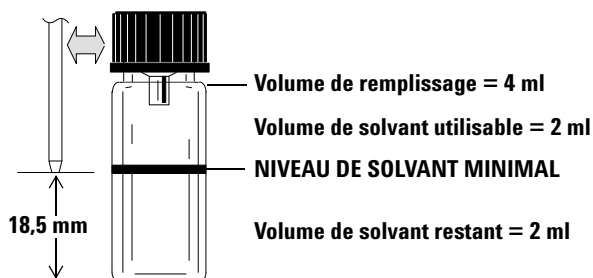


Figure 51 Position de la pointe de l'aiguille lors du prélèvement du solvant

Préparation des bouteilles de déchet

Videz et rincez chaque bouteille de déchet après chaque analyse de plusieurs flacons. La seringue peut éliminer près de 4 ml de déchets dans la bouteille de déchet ([Figure 52](#)).

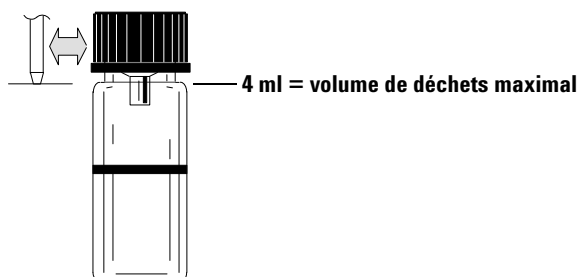


Figure 52 Position de la pointe de l'aiguille lors de l'élimination des déchets

Placement des flacons et des bouteilles dans la tourelle

L'injecteur G4513A est fourni avec deux tourelles (voir [Figure 53](#)). Une tourelle autonome à 16 échantillons et une tourelle de transfert à 3 échantillons.

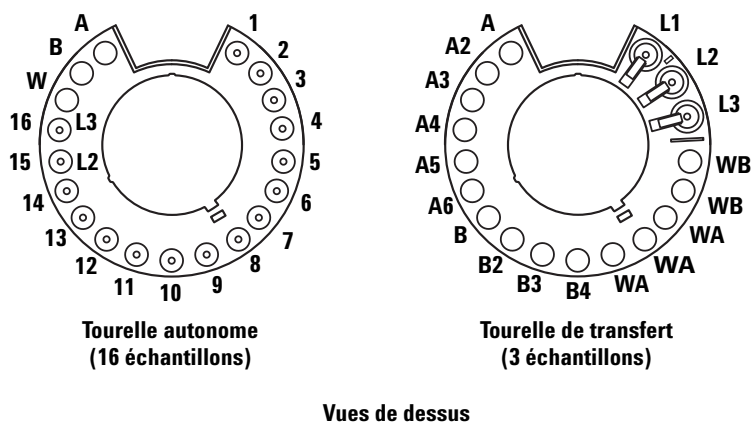


Figure 53 Tourelles d'injection

Les emplacements marqués sont décrits dans le [Tableau 12](#) et le [Tableau 13](#).

Tableau 12 Etiquettes d'une tourelle autonome

Position	Etiquette	Bouteille/Flacon
1 à 14	1 à 14	Flacons d'échantillon
15	15 L2	Flacon d'échantillon Bouteille de niveau 2
16	16 L3	Flacon d'échantillon Bouteille de niveau 3
17	W	Bouteille de déchet
18	B	Bouteille de solvant B

Tableau 12 Etiquettes d'une tourelle autonome (suite)

Position	Etiquette	Bouteille/Flacon
19	A	Bouteille de solvant A

Tableau 13 Etiquettes d'une tourelle de transfert

Position	Etiquette	Bouteille/Flacon
1	L1	Position de transfert de flacon A (non modifiable) Bouteille de niveau 1
2	L2	Position de transfert de flacon B (configurable) Bouteille de niveau 2
3	L3	Position de transfert de flacon C (configurable) Bouteille de niveau 3
4 et 5	WB	Bouteilles de déchet B1 - B2
6 à 8	WA	Bouteilles de déchet A1 - A3
9 à 12	B - B4	Bouteilles de solvant B1 - B4
13 à 18	A - A6	Bouteilles de solvant A1 - A6

Avec un porte-échantillons

*Vous devez utiliser la tourelle de transfert.*Placez 150 échantillons maximum dans les trois racks de flacons conformément à la séquence programmée. La [Figure 54](#) montre le chargement du porte-échantillons dans le cas d'une séquence utilisant les positions 6 à 21 du

porte-échantillons.

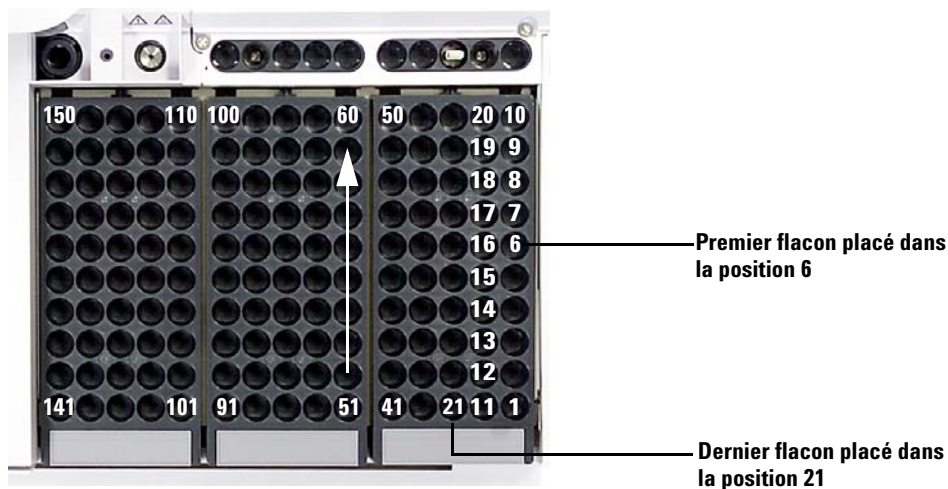


Figure 54 Chargement des positions dans le porte-échantillons

Sans porte-échantillons

Vous pouvez placer 16 flacons maximum, une bouteille de solvant A, une bouteille de solvant B, ainsi qu'une bouteille de déchet dans la tourelle autonome. Si vous utilisez la tourelle de transfert, vous pouvez charger trois flacons d'échantillon, ce qui porte la capacité de bouteilles de solvant et de déchet à 15 ([Figure 53](#)).

Utilisation de deux injecteurs (CPG 7890A et série 6890 uniquement)

Si deux injecteurs sont montés sur le CPG, vous pouvez utiliser l'injecteur avant, l'injecteur arrière ou les deux injecteurs en même temps.

Les configurations à deux injecteurs présentent les caractéristiques suivantes :

- Le système envoie au CPG un signal Prêt dès que les deux injecteurs sont prêts et un signal de départ au début de l'injection.
- Les deux injecteurs travaillent en même temps.

Avec un porte-échantillons

Réglez les paramètres d'analyse pour chaque injecteur dans la séquence. Lorsque vous réglez les paramètres d'analyse, vous devez identifier le canal de données correspondant à chaque injecteur sur les CPG 7890A ou les CPG série 6890.

- Si vous utilisez un CPG 7890A ou un CPG série 6890 avec l'échantillonneur, vous attribuez le canal au moment de la définition de la séquence.
- Si vous utilisez l'Agilent ChemStation avec l'échantillonneur, vous attribuez le canal au moment de la définition des instruments.

Dès que les échantillons traversent les deux injecteurs, ces derniers commencent le cycle d'injection en même temps (y compris les rinçages à l'échantillon). Une fois les étapes d'échantillonnage indiquées réalisées, les injecteurs injectent les échantillons. A l'issue de l'injection, les deux injecteurs passent au cycle de rinçage au solvant. Le rinçage terminé, le porte-échantillons saisit le flacon d'échantillon de l'injecteur avant, le replace dans sa position initiale, puis fait de même avec le flacon d'échantillon de l'injecteur arrière.

Sans porte-échantillons

Les injecteurs réalisent les mêmes mouvements que sur un système équipé d'un porte-échantillons. Les injecteurs injectent les échantillons de la position 1 en premier, puis les échantillons placés dans les positions de flacon d'échantillon restantes. Si les deux injecteurs n'ont pas le même nombre d'échantillons, l'injecteur qui termine sa séquence en premier reste inactif le temps que l'autre injecteur termine sa séquence.

Détermination du nombre de flacons d'échantillons pouvant être analysés

Le nombre de flacons d'échantillon pouvant être analysés dépend des paramètres d'application suivants :

- Nombre d'injections d'échantillon par flacon d'échantillon.
- Capacité de seringue utilisée : 1 µl à 500 µl.
- Volume de rinçage de la seringue (Tableau 14).
- Nombre de rinçages au solvant (avant et après injection) à réaliser à partir de chaque bouteille de solvant.
- Nombre de rinçages à l'échantillon et au solvant réalisés, pour chaque injection d'échantillon que l'injecteur élimine dans une bouteille de déchet.
- Nombre de bouteilles de déchet.

Tableau 14 Volumes de rinçage de la seringue

Syringe Size (en µl)	80 % du volume de la seringue (en µl)	40 % du volume de la seringue (en µl)	30 % du volume de la seringue (en µl)	20 % du volume de la seringue (en µl)	10 % du volume de la seringue (en µl)
1	0.8	0.4	0.3	0.2	0.1
2	1.6	0.8	0.6	0.4	0.2
5	4	2	1.5	1	0.5
10	8	4	3	2	1
25	20	10	7.5	5	2.5
50	40	20	15	10	5
100	80	40	30	20	10
250	200	100	75	50	25
500	400	200	150	100	50

Equation pour le nombre de bouteilles de solvant (injecteur)

ATTENTION

Le nombre de flacons d'échantillon donné par ces équations n'est fourni qu'à titre indicatif. La capacité des bouteilles dépend des caractéristiques du solvant (notamment, vitesse d'évaporation et tension superficielle).

L'équation suivante permet d'évaluer le nombre maximal de flacons d'échantillon que vous pouvez analyser à partir d'une bouteille de solvant.

Nombre maximal de flacons d'échantillon **par bouteille de solvant**

$$= \frac{2000}{V_D \times N_{IS} \times N_{RC}}$$

où :

V_D = Volume de déchets en μL éliminés (voir [Tableau 14](#))

N_{IS} = Nombre d'injections d'échantillon réalisées à partir de chaque flacon d'échantillon

N_{RC} = Nombre de rinçages au solvant (avant et après injection) réalisés par injection d'échantillon

Equation pour le nombre de bouteilles de déchet

L'équation suivante estime le nombre maximal de flacons d'échantillon que vous pouvez analyser par type de flacon de déchet (A ou B).

Nombre maximal de flacons d'échantillon par bouteille de déchet utilisée (DA ou DB)

$$= \frac{V_{\text{Déchets}}}{V_{\text{Déchets}} \times N_{IS} \times N_{SE}} \times D$$

où :

$V_{\text{Déchets}}$ = Volume des bouteilles de déchet, en μl (soit 4000)

$V_{\text{Déchets}}$ = Volume de déchets éliminés, exprimé en μl voir [Tableau 14](#)

N_{IS} = Nombre d'injections d'échantillon réalisées à partir de chaque flacon d'échantillon

N_{SE} = Nombre total de rinçages avec l'échantillon et de rinçages avec le solvant A ou B avant et après injection, pour chaque injection d'échantillon. Si vous utilisez les solvants A et B, le rinçage avec l'échantillon est réparti de manière uniforme entre les quatre bouteilles de déchet dans la tourelle à un échantillon.

D = Utilisation des flacons de déchet

Autonome, D = 1

Transfert, D = 3 pour les bouteilles de déchet A, D = 2 pour les bouteilles de déchet B

Exemple

Le système est équipé d'un porte-échantillons avec une tourelle de transfert à trois échantillons dans l'injecteur. Il utilise les paramètres d'application suivants :

- Deux injections par flacon
 - Trois rinçages à partir de la bouteille de solvant A
 - Deux rinçages à partir de la bouteille de solvant B
 - Deux rinçages à l'échantillon
 - Seringue de 10 μl
 - Volume de rinçage à 80 % (par défaut)
- 1 Dans l'équation suivante, qui permet de calculer le nombre de bouteilles de solvant requises, utilisez les paramètres de l'application :

Pour la bouteille de solvant A

V_{D} = 8 (voir [Tableau 14](#))

N_{IS} = 2

N_{RS} = 3

Nombre maximal de flacons d'échantillon par bouteille de solvant

$$= \frac{2000}{8 \times 2 \times 3} = 41$$

Pour la bouteille de solvant B

$V_D = 8$ (voir [Tableau 14](#))

$N_{IS} = 2$

$N_{RS} = 2$

Nombre maximal de flacons d'échantillon par bouteille de solvant

$$= \frac{2000}{8 \times 2 \times 2} = 62$$

- 2 Dans l'équation suivante, qui permet de calculer le nombre de bouteilles de déchet requises, utilisez les paramètres de l'application :

Pour la bouteille de déchet A

$V_{\text{Déchets}} = 12000$ pour la tourelle de transfert à trois échantillons

$V_{\text{Déchets}} = 8$ (voir [Tableau 14](#))

$N_{IS} = 2$

$N_{SE} = 3$ (rincages avec le solvant A) + 1 (rincage avec l'échantillon) = 4

Nombre maximal de flacons d'échantillon par bouteille de déchet utilisée (DA)

$$= \frac{12000}{8 \times 2 \times 4} = 187.5$$

Pour la bouteille de déchet B

$V_{\text{Déchets}} = 8000$ pour la tourelle de transfert à trois échantillons

$V_{\text{Déchets}} = 8$ (voir [Tableau 14](#))

$N_{\text{IS}} = 2$

$N_{\text{SE}} = 2$ (rinçages avec le solvant B) + 1 (rinçage avec l'échantillon) = 3

Nombre maximal de flacons d'échantillon par bouteille de déchet utilisée (DB)

$$= \frac{8000}{8 \times 2 \times 3} = 166$$

3 Analysez les résultats en tenant compte des points suivants :

- La tourelle de transfert à trois échantillons comporte trois bouteilles de déchet A et deux bouteilles de déchet B. Si vous utilisez le solvant A, vous devez utiliser toutes les bouteilles de déchet A. Si vous utilisez le solvant B, vous devez utiliser toutes les bouteilles de déchet B.
- Les rinçages à l'échantillon sont répartis de manière uniforme dans l'ensemble des bouteilles de déchet utilisées.
- L'injecteur peut être configuré pour utiliser 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, ou les 6 A et les 4 B.

Si vous utilisez une seule bouteille de chaque type, vous devez vous servir des cinq bouteilles de déchet ; vous pourrez donc analyser 41 flacons. Si vous utilisez deux bouteilles de solvant A et deux bouteilles de solvant B, vous pourrez analyser 84 flacons. Si vous utilisez trois bouteilles de solvant A et trois bouteilles de solvant B, vous pourrez analyser 150 flacons (soit la capacité limite du porte-échantillons).

ATTENTION

Nous vous recommandons fortement de *toujours* placer des bouteilles dans *toutes* les positions de bouteilles de déchet de *toutes* les tourelles, indépendamment du point de savoir lesquelles sont utilisées dans la configuration actuelle. De cette manière, vous éviterez que du solvant ne se déverse accidentellement dans le corps de la tourelle et ne l'endommage.

Réduction de la consommation de solvants et d'échantillons

Par défaut, les rinçages au solvant et à l'échantillon utilisent 80 % de la capacité de la seringue. Vous pouvez réduire ce volume si vous souhaitez économiser le solvant et l'échantillon. Pour ce faire, il vous suffit de configurer les paramètres d'économie de solvant de chaque injecteur.

ATTENTION

Vous devez utiliser des seringues à pointe en téflon pour lubrifier la paroi du cylindre. Si elles ne sont pas suffisamment lubrifiées, les seringues standard risquent de se casser rapidement.

Il est possible de paramétrer le rinçage au solvant pour utiliser un volume inférieur à 80 %. Le rinçage au solvant est modifié comme suit :

- 1 La seringue aspire le pourcentage de volume de solvant indiqué (au minimum, 10 % de la capacité de la seringue).
- 2 La seringue et l'aiguille remontent et ressortent de la bouteille de solvant.
- 3 Le piston monte jusqu'au repère 80 %, en rinçant le cylindre de la seringue avec du solvant, puis avec de l'air.
- 4 Le solvant et l'air sont éliminés dans une bouteille de déchet.

Lorsque vous réduisez les rinçages au solvant, assurez-vous que la transmission d'échantillon (voir « [Transmission d'échantillons](#) ») ne pose pas de problème.

Injections sandwich

L'ALS est capable de prélever du liquide dans plusieurs flacons afin de créer des injections multicouche (ou « injections sandwich »). Chaque couche d'échantillon, d'étalon interne ou de solvant peut être séparée par une couche d'air (entre 0 et 10 % de la taille de la seringue). Les [Figure 55](#) et [Figure 56](#) illustrent des exemples d'injections sandwich à 2 et 3 niveaux.

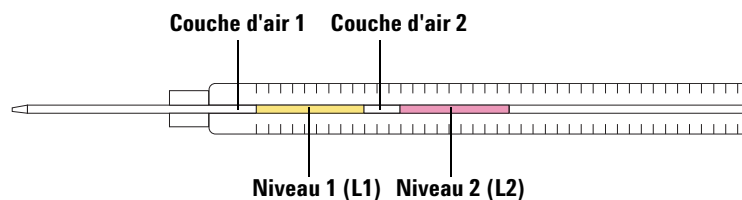


Figure 55 Injection sandwich à 2 niveaux

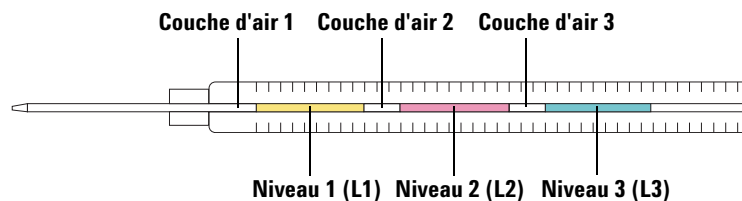


Figure 56 Injection sandwich à 3 niveaux

Lors du chargement des flacons pour des injections sandwich, le niveau 2 (L1) peut être placé dans n'importe quelle position 1-14 de la tourelle autonome, ou dans n'importe quelle position 1-150 du porte-échantillons en cas d'utilisation d'une tourelle de transfert avec le porte-échantillons. Les flacons des niveaux 2 (L2) et 3 (L3) doivent être placés respectivement dans les positions **L2** et **L3** de la tourelle ([Figure 57](#)).

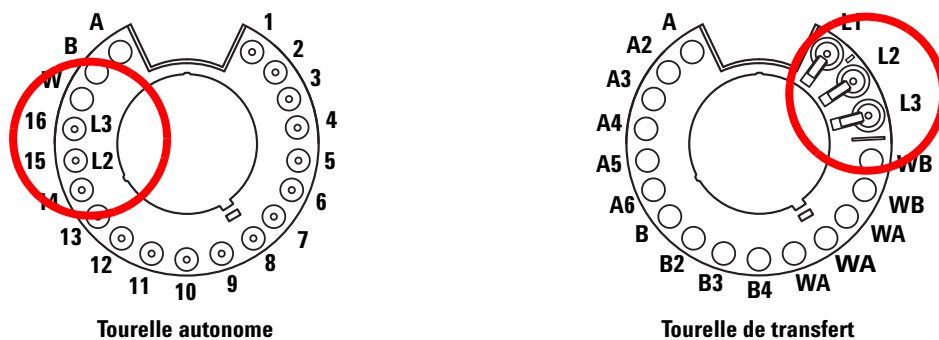


Figure 57 Positions des flacons pour les injections sandwich

Dans les exemples suivants, nous supposons que nous utilisons un CPG 7890A muni d'un injecteur avant et d'un porte-échantillons. Reportez-vous à « [Réglage des paramètres de l'injecteur](#) » pour de plus amples informations.

Exemple d'injection sandwich à 2 niveaux

Supposons que vous souhaitiez créer une injection sandwich à 2 niveaux avec 2,0 µl d'échantillon et 15 µl de solvant séparés par 0,10 µl d'air (Figure 58).

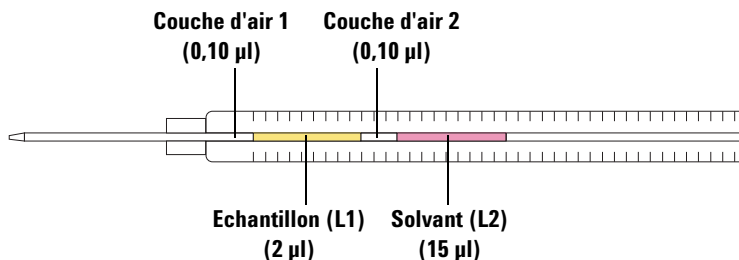


Figure 58 Exemple d'injection sandwich à 2 niveaux avec 2,0 µl d'échantillon et 15 µl de solvant

- 1 Placez le flacon d'échantillon (L1) dans la position 1.
- 2 Placez le flacon de solvant (L2) dans la position 2.
- 3 Appuyez sur **[Front Injector]** sur le clavier du CPG.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Injection Mode** et sélectionnez **2-LAYER**.
- 5 Réglez les paramètres suivants pour l'injecteur avant :
 - Injection volume—**2 µl**
 - Airgap Volume—**0,10 µl**
 - L2 volume—**15 µl**
 - L2 Airgap Volume—**0,10 µl**

Notez que pour les injection à 2 ou 3 niveaux, **Injection volume** et **Airgap volume** représentent les paramètres du niveau 1 (L1).

- 6 Enregistrez les paramètres de la méthode :
 - a Appuyez sur **[Method]** sur le clavier du CPG.
 - b Faites défiler jusqu'à un numéro de méthode disponible.
 - c Appuyez sur **[Store]** pour sélectionner le numéro de méthode.
 - d Appuyez sur **[Yes]** pour confirmer.

- 7 Préparation de la séquence d'injection sandwich :
 - a Appuyez sur **[Seq]** sur le clavier du CPG.
 - b Faites défiler jusqu'à **Method #** sous **Subseq 1** et appuyez sur **[On/Yes]**.
 - c Saisissez le numéro de méthode à partir de [étape 6](#) à l'aide du clavier numérique du CPG, et appuyez sur **[Enter]** pour confirmer la saisie.
 - d Faites défiler jusqu'à **Samples** et appuyez sur **[1][.][1]** pour définir la plage de flacons du porte-échantillons, et appuyez sur **[Enter]** pour confirmer la saisie.
- 8 Exécutez la séquence d'injection sandwich :
 - a Appuyez sur **[Seq control]** sur le clavier du CPG.
 - b Faites défiler jusqu'à **Start sequence** et appuyez sur **[Enter]**. La séquence d'injection sandwich commence.

Exemple d'injection sandwich à 3 niveaux

Supposons que vous souhaitiez créer une injection sandwich à 3 niveaux à l'aide de 10 µl de solvant A, 2,0 µl d'échantillon et 15 µL de solvant B séparés par 0,10 µl d'air ([Figure 59](#)).


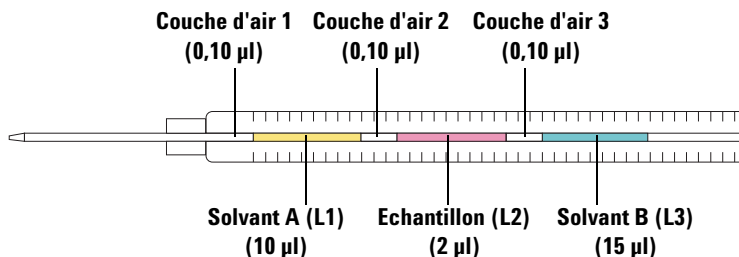


Figure 59 Exemple d'injection sandwich à 3 niveaux avec 10 µL de solvant A, 2 µL d'échantillon et 15 µL de solvant B

- 1 Placez le flacon de solvant A (L1) dans la position **1**.
- 2 Placez le flacon d'échantillon (L2) dans la position **2** de la tourelle.
- 3 Placez le flacon de solvant B (L3) dans la position **L3** de la tourelle. Reportez-vous à la section [Figure 57](#) page 192 pour de plus amples informations concernant les positions de la tourelle.
- 4 Appuyez sur [**Front Injector**] sur le clavier du CPG.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Injection Mode** et sélectionnez **3-LAYER**.
- 6 Réglez les paramètres suivants pour l'injecteur avant :
 - Injection volume—**10 µl**
 - Airgap Volume—**0,10 µl**
 - L2 volume—**2 µl**
 - L2 Airgap Volume—**0,10 µl**
 - L3 volume—**15 µl**
 - L3 Airgap Volume—**0,10 µl**

Notez que pour les injection à 2 ou 3 niveaux, **Injection volume** et **Airgap volume** représentent les paramètres du niveau 1 (L1).

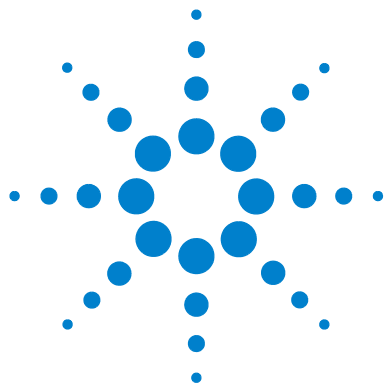- 7 Enregistrez les paramètres de la méthode :
 - a Appuyez sur [**Method**] sur le clavier du CPG.
 - b Faites défiler jusqu'à un numéro de méthode disponible.
 - c Appuyez sur [**Store**] pour sélectionner le numéro de méthode.
 - d Appuyez sur [**Yes**] pour confirmer.
- 8 Préparation de la séquence d'injection sandwich :
 - a Appuyez sur [**Seq**] sur le clavier du CPG.
 - b Faites défiler jusqu'à **Method #** sous **Subseq 1** et appuyez sur [**On/Yes**].
 - c Saisissez le numéro de méthode à partir de [étape 7](#) à l'aide du clavier numérique du CPG, et appuyez sur [**Enter**] pour confirmer la saisie.
 - d Faites défiler jusqu'à **Samples** et appuyez sur [**1**][.][**1**] pour définir la plage de flacons du porte-échantillons, et appuyez sur [**Enter**] pour confirmer la saisie.
- 9 Exécutez la séquence d'injection sandwich :
 - a Appuyez sur [**Seq Control**] sur le clavier du CPG.
 - b Faites défiler jusqu'à **Start sequence** et appuyez sur [**Enter**]. La séquence d'injection sandwich commence.



10

Analyse d'échantillons

Analyse d'un échantillon	198
Volume d'injection	198
Utilisation du contrôleur d'ALS	199
Comportement de l'échantillonneur face aux interruptions	200
Reprise d'une séquence interrompue	200
Analyse d'un échantillon prioritaire	202

Ce chapitre décrit la marche à suivre pour analyser un ou plusieurs échantillons.



Analyse d'un échantillon

AVERTISSEMENT

Lorsque vous analysez un échantillon, ne touchez pas à l'aiguille de la seringue. L'aiguille est pointue et peut contenir des produits chimiques dangereux.

Pour utiliser l'échantillonneur automatique de liquide :

- 1 Installez une seringue propre. Voir la section « [Installation d'une seringue](#) » à la page 162.
- 2 Remplissez les bouteilles de solvant. Voir la section « [Préparation des bouteilles de solvant et de déchet](#) » à la page 178.
- 3 Installez les bouteilles de solvant et de déchet dans la tourelle. Voir la section « [Placement des flacons et des bouteilles dans la tourelle](#) » à la page 180.
- 4 Chargez les flacons d'échantillon dans la tourelle ou le porte-échantillons. Voir la section « [Préparation d'un flacon d'échantillon](#) » à la page 171.
- 5 Préparez la séquence du CPG. Reportez-vous à la documentation du CPG ou de la ChemStation.
- 6 Lancez la séquence en appuyant sur le bouton approprié du CPG. Dès que le CPG est prêt, l'ALS commence à réaliser les injections.

Volume d'injection

Le volume d'injection dépend du volume de l'échantillon et de la seringue.

- La seringue peut avoir les volumes suivants : 1 µl, 2 µl, 5 µl, 10 µl, 25 µl, 50 µl ou 100 µl en ce qui concerne le chariot de seringue standard.
- La seringue peut avoir un volume de 250 µL ou de 500 µL pour le chariot de seringue du système de prélèvement et de transport d'échantillons avancé.
- L'échantillon peut représenter de 1 à 50 % du volume de la seringue par incrément de 1 %.

Utilisation du contrôleur d'ALS

Si le contrôleur d'ALS est installé sur un CPG 6890A :

- **[Start]** est désactivé sur le contrôleur d'ALS G4517A.
- Si vous appuyez sur **[Start]** sur le CPG 6890A, la séquence démarre.
- Si vous appuyez sur **[Stop]** sur le CPG G4517A, le contrôleur d'ALS arrête la séquence du contrôleur d'ALS. Si le CPG attend que le contrôleur lui envoie un signal de démarrage de l'analyse, le CPG affiche un message d'erreur. Pour reprendre la séquence, reportez-vous à la section suivante à la « [Reprise d'une séquence interrompue](#) » à la page 200.

Interruption d'une analyse ou d'une séquence

Les événements suivants interrompent une analyse :

- Pannes de courant : le CPG ou le dispositif de contrôle n'est plus alimenté.
- Commandes d'arrêt : l'utilisateur a appuyé sur le bouton **[Stop]** du CPG ou a sélectionné l'option Stop Run/Abort sur l'Agilent ChemStation.
- Erreurs de sécurité ou opérateur : l'échantillonneur détecte les erreurs suivantes.
 - La porte de l'injecteur a été ouverte
 - Problème de tourelle
 - Problème de piston
 - Problème d'axe du bras du porte-échantillons
 - L'injecteur a été déplacé sur le CPG au cours de l'injection
 - Le porte-échantillons n'a pas pu délivrer de flacon

Comportement de l'échantillonneur face aux interruptions

Si l'interruption résulte d'un problème détecté par l'échantillonneur, le CPG ou l'Agilent ChemStation affiche un message d'erreur. Les CPG 6890A et 6890 Plus n'affichent pas de messages relatifs à l'échantillonneur. Pour plus d'informations, voir « [Messages d'erreur](#) » à la page 248.

- Panne de courant : l'analyse est interrompue. Redémarrez la séquence (voir ci-dessous).
- Commandes d'arrêt : l'analyse est interrompue. Redémarrez la séquence (voir ci-dessous).
- Erreurs de sécurité ou opérateur : l'analyse est interrompue. Redémarrez la séquence (voir ci-dessous).

Reprise d'une séquence interrompue

Pour redémarrer une séquence au moment où elle a été interrompue :

- 1 Résolvez le problème qui a entraîné l'interruption.
- 2 Le porte-échantillons déplace automatiquement les flacons inconnus se trouvant dans les bras du pince-flacons ou dans un endroit inattendu jusqu'à la station des flacons inconnus.
- 3 Le porte-échantillons commence automatiquement l'analyse en prenant le flacon suivant de la séquence.

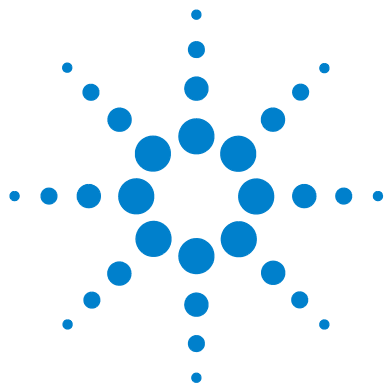
Ainsi, le système reprend son fonctionnement normal après une interruption sans retarder l'ensemble de la séquence.

Analyse d'un échantillon prioritaire

Les échantillons prioritaires concernent uniquement les CPG série 7890 et série 6890.

Si vous avez activé le paramètre Use priority dans la séquence du CPG, le porte-échantillons recherche un flacon dans la position 150 avant de charger un nouveau flacon dans la tourelle d'injection. S'il y trouve un flacon, il le charge dans la tourelle et l'analyse conformément à la méthode que vous avez définie pour les échantillons prioritaires.

Après avoir analysé l'échantillon prioritaire, il place le flacon dans la position 149 du porte-échantillon, de sorte que la position 150 reste vide pour les autres échantillons prioritaires éventuels. Le pince-flacons du porte-échantillons recherche à nouveau un flacon dans la position 150. S'il n'y trouve pas de flacon, il reprend le cours normal de la séquence d'origine à partir du point où elle a été interrompue. Pour savoir comment programmer les séquences de priorité, reportez-vous à la documentation du CPG 6890.



Partie 4 :

Entretien et dépannage

Entretien 205

Entretien périodique 206

Positions de repos et de rangement du porte-échantillons 208

Installation d'une seringue 209

Retrait d'une seringue 213

Changement de tourelle 214

Adaptation pour injection Cool On-Column 219

Remplacement du pied du support d'aiguille 221

Adaptation pour seringues d'une capacité supérieure à 100 µl 223

Remplacement du chariot de la seringue 224

Remplacement d'une aiguille de seringue 231

Alignement de l'injecteur 233

Alignement du porte-échantillons 235

Etalonnage de l'ALS 237

Remplacement des fusibles du contrôleur d'ALS G4517A 240

Anomalies et erreurs 243

Anomalies 244

Messages d'erreur 248

Dépannage 253

Symptôme : variabilité 254

Symptôme : contamination ou pics fantômes 256

Symptôme : pics plus grands ou plus petits que prévu 257

Symptôme : transmission d'échantillons 259


Symptôme : aucun signal/aucun pic 260

Résolution des problèmes liés aux seringues 261

Résolution des problèmes liés aux flacons d'échantillon 262



Pièces de rechange	263
Contrôleur d'ALS G4517A (CPG 6890A uniquement)	268
Injecteur G4513A	264
Porte-échantillons G4514A	266
Carte d'interface d'ALS G4516A (CPG 6890 Plus uniquement)	270

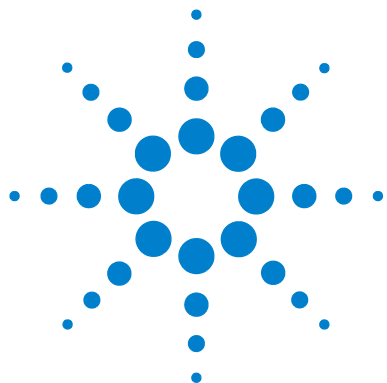

11 Entretien

Entretien périodique	206
Positions de repos et de rangement du porte-échantillons	208
Installation d'une seringue	209
Retrait d'une seringue	213
Changement de tourelle	214
Adaptation pour injection Cool On-Column	219
Remplacement du pied du support d'aiguille	221
Adaptation pour seringues d'une capacité supérieure à 100 µl	223
Remplacement du chariot de la seringue	224
Remplacement d'une aiguille de seringue	231
Alignement de l'injecteur	233
Alignement du porte-échantillons	235
Etalonnage de l'ALS	237
Remplacement des fusibles du contrôleur d'ALS G4517A	240

Ce chapitre contient des informations utiles au bon fonctionnement de l'échantillonneur.



Entretien périodique

Cette section propose quelques recommandations pour garantir le fonctionnement optimal de l'ALS. L'intervalle d'entretien dépend du taux d'utilisation de l'appareil.

ATTENTION

N'utilisez pas de lubrifiants avec l'ALS. Ils peuvent modifier les propriétés chimiques du CPG et endommager l'appareil.

ATTENTION

Lorsque vous nettoyez l'appareil (voir ci-dessous), utilisez un tissu humide (et pas détrempé) non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques.

Effectuez régulièrement les opérations suivantes :

- ✓ Etalonnez l'ALS. Pour plus de détails, consulter le « [Etalonnage de l'ALS](#) », page 237.
- ✓ Nettoyez le portique, la base du porte-échantillons, les racks de flacons, les tourelles et les autres surfaces.
- ✓ Éliminez tout excédent de liquide resté dans le plateau de retenue sous la tourelle. Pour plus de détails, consulter le « [Retrait de la tourelle](#) », page 216.
- ✓ Nettoyez le pied du support d'aiguille ainsi que les surfaces voisines sur l'injecteur. La poussière et la saleté qui s'y accumulent risquent d'être prélevées par l'aiguille de la seringue et de se glisser dans l'injecteur.
- ✓ Vérifiez que le pied du support d'aiguille ne présente pas de signes d'usure. Remplacez-le si nécessaire. Pour plus de détails, consulter le « [Remplacement du pied du support d'aiguille](#) », page 221.
- ✓ Nettoyez les surfaces et la porte de l'injecteur.
- ✓ Dépoussiérez au niveau et à proximité des ouïes d'aération de l'injecteur ou du porte-échantillons.
- ✓ Vérifiez que la tige de montage est solidement fixée.
- ✓ Vérifiez que les vis de fixation du porte-échantillons sont bien serrées.

- ✓ Vérifiez que les vis de fixation du support de montage sont bien serrées.
- ✓ Vérifiez que tous les câbles et cordons sont bien branchés.
- ✓ Si vous utilisez une plaque de chauffage et de refroidissement de liquides, le tube de drainage doit évacuer facilement les condensats sans générer de contre-pression dans le système. Vérifiez notamment les points suivants :
 - Le tube suit une pente négative jusqu'au bac de drainage.
 - Le tube est bien droit ; il ne comporte pas de coudes qui risqueraient de gêner l'évacuation.
 - L'extrémité ouverte du tube n'est pas immergée dans le bac de drainage.
 - Le tube n'est pas bouché, ni souillé. Remplacez le tube si nécessaire.

Positions de repos et de rangement du porte-échantillons



Figure 60 Porte-échantillons en position de rangement



Figure 61 Porte-échantillons en position de repos

Installation d'une seringue

Pour installer une seringue (Figure 62) :

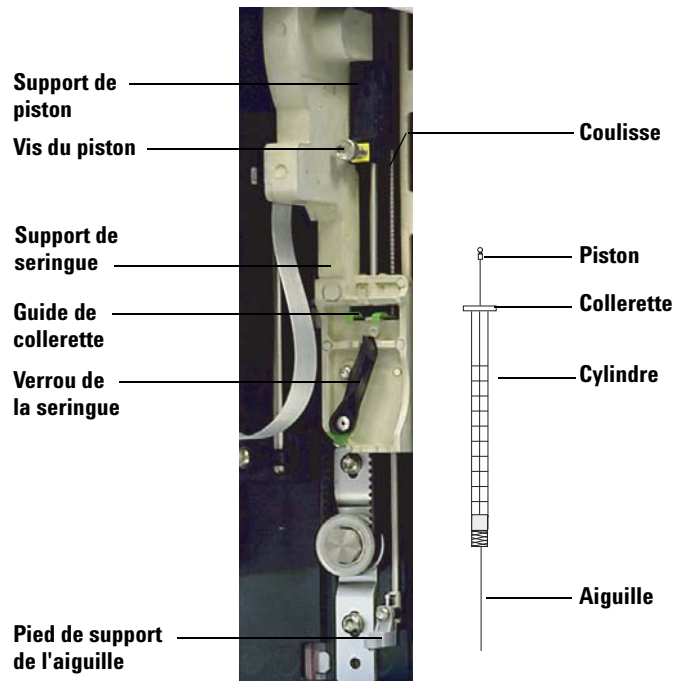


Figure 62 Installation d'une seringue

- 1 Débranchez le câble de l'injecteur, puis, si vous le souhaitez, posez l'injecteur sur un dispositif de rangement ou placez la tourelle d'injection sur la table de travail.
- 2 Ouvrez la porte de l'injecteur.
- 3 Faites coulisser le support de la seringue jusqu'en position maximale.
- 4 Ouvrez le verrou de la seringue en le tournant vers la gauche.
- 5 Levez le support de piston jusqu'en position maximale.
- 6 Introduisez délicatement l'aiguille de la seringue dans l'orifice de guidage situé dans le pied du support d'aiguille.

- 7 Alignez la collerette de la seringue avec le guide de collerette, puis appuyez sur la seringue pour la mettre en place tout en maintenant l'extrémité de l'aiguille dans l'orifice de guidage du pied du support d'aiguille. Assurez-vous que le côté plat de la collerette de la seringue soit visible (Figure 63).

REMARQUE

Une installation incorrecte de la collerette de la seringue dans le guide de collerette endommagera le piston de la seringue.

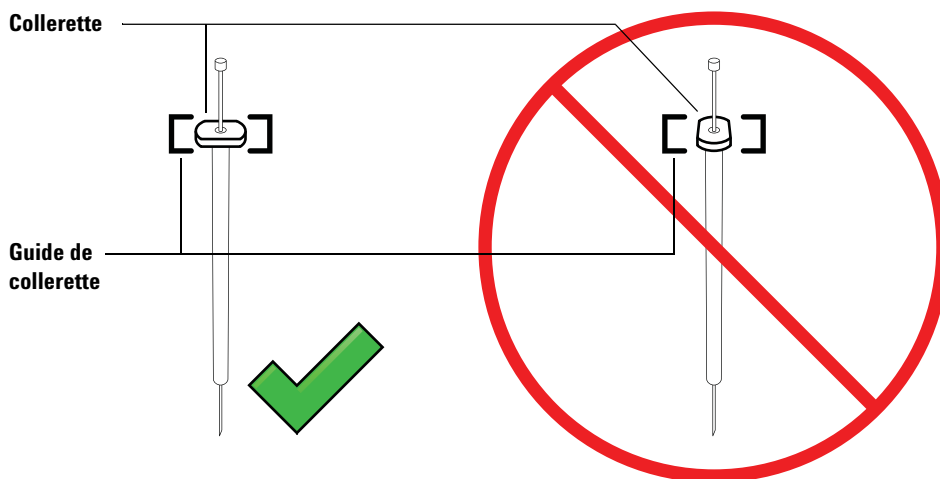


Figure 63 Orientation de la collerette de la seringue

- 8 Refermez le verrou de la seringue en le tournant vers la droite jusqu'à la butée.
- 9 Desserrez complètement la vis du piston en la tournant vers la gauche jusqu'au point de butée.
- 10 Faites coulisser le support de piston vers le bas jusqu'à ce qu'il recouvre entièrement le piston de la seringue, puis serrez à la main la vis moletée du piston.
- 11 Déplacez manuellement le support de piston en appliquant un mouvement de va-et-vient. Si le piston de la seringue ne coulisse pas avec le support, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce qu'il soit correctement installé. Vérifiez que la vis moletée du piston est bien

fixée et serrée. Si le support n'est pas solidement fixé au piston de la seringue, il risque de se détacher après un certain nombre d'injections.

ATTENTION

S'il est répété, ce mouvement risque d'endommager la seringue.

12 Vérifiez que l'aiguille est bien introduite dans le trou de guidage du pied de support d'aiguille. L'aiguille doit être droite et se déplacer librement à travers l'orifice de guidage.

Si l'aiguille est tordue ou n'est pas introduite dans l'orifice de guidage, retirez et réinstallez la seringue. Pour voir une illustration d'une seringue correctement installée, reportez-vous à la [Figure 64](#).

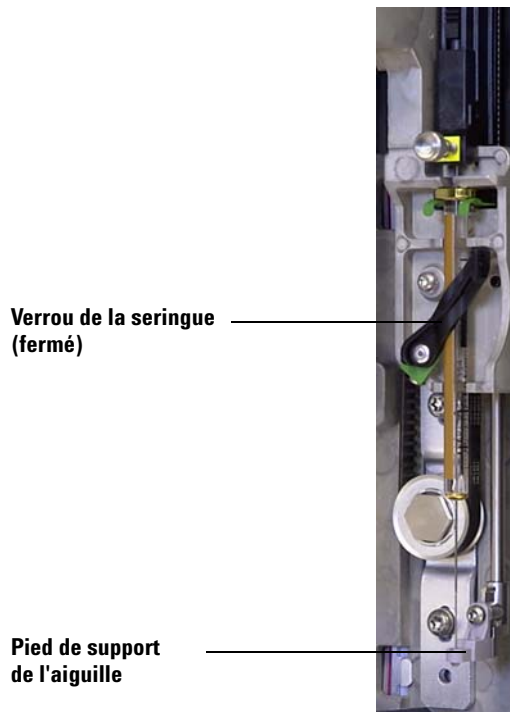


Figure 64 Seringue équipée d'un chariot de seringue et d'un support d'aiguille

- 13** Fermez la porte de l'injecteur.
- 14** Exécutez la procédure suivante uniquement si la tourelle d'injection a été retirée de la tige de montage au cours de l'installation :
 - a** Si nécessaire, branchez le câble de l'injecteur.
 - b** Installez l'injecteur sur la tige de montage. Pour plus de détails, consulter l' « [Installation de l'injecteur G4513A](#) », page 46.
 - c** Si vous possédez un porte-échantillons, étalonnez l'ALS. Pour plus de détails, consulter le « [Étalonnage de l'ALS](#) », page 237.

Retrait d'une seringue

Pour retirer une seringue :

- 1 Débranchez le câble de l'injecteur, puis, le cas échéant, montez ce dernier sur un dispositif de rangement.
- 2 Ouvrez la porte de l'injecteur.
- 3 Faites coulisser le support de la seringue jusqu'en position maximale.
- 4 Desserrez complètement la vis moletée du piston jusqu'au point de butée, puis retirez le support du piston en le soulevant.
- 5 Ouvrez le verrou de la seringue en le tournant vers la gauche.

ATTENTION

Prenez garde à ne pas tordre l'aiguille de la seringue. Ne tirez la seringue hors du chariot que jusqu'à ce qu'elle soit dégagée. L'aiguille se tord facilement lorsqu'elle est en place dans le guide du support d'aiguille.

- 6 Tirez délicatement sur le haut de la seringue pour le détacher du guide de collerette, puis retirez l'aiguille du pied de support en la soulevant.

Pour installer une seringue, voir « [Installation d'une seringue](#) », page 209.

Changement de tourelle

L'injecteur G4513A est fourni avec deux tourelles (voir [Figure 65](#)). Une tourelle autonome à 16 échantillons et une tourelle de transfert à 3 échantillons.

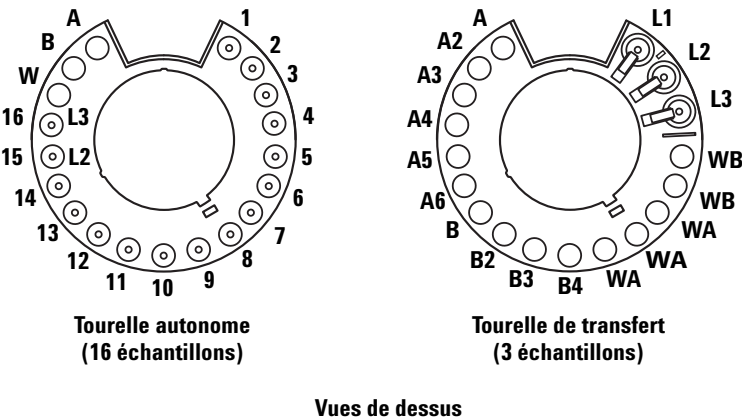


Figure 65 Tourelles d'injection

Les emplacements marqués sont décrits dans le [Tableau 15](#) et le [Tableau 16](#).

Tableau 15 Etiquettes d'une tourelle autonome

Position	Etiquette	Bouteille/Flacon
1 à 14	1 à 14	Flacons d'échantillon
15	15 L2	Flacon d'échantillon Bouteille de niveau 2
16	16 L3	Flacon d'échantillon Bouteille de niveau 3
17	W	Bouteille de déchet
18	B	Bouteille de solvant B

Tableau 15 Etiquettes d'une tourelle autonome (suite)

Position	Etiquette	Bouteille/Flacon
19	A	Bouteille de solvant A

Tableau 16 Etiquettes d'une tourelle de transfert

Position	Etiquette	Bouteille/Flacon
1	L1	Position de transfert de flacon A (non modifiable) Bouteille de niveau 1
2	L2	Position de transfert de flacon B (configurable) Bouteille de niveau 2
3	L3	Position de transfert de flacon C (configurable) Bouteille de niveau 3
4 et 5	WB	Bouteilles de déchet B1 - B2
6 à 8	WA	Bouteilles de déchet A1 - A3
9 à 12	B - B4	Bouteilles de solvant B1 - B4
13 à 18	A - A6	Bouteilles de solvant A1 - A6

Pour changer la tourelle, exécutez la procédure suivante.

- 1** Retirez tous les flacons de la tourelle.
- 2** Débranchez le câble de l'injecteur, puis placez la tourelle d'injection sur un dispositif de rangement.
- 3** Ouvrez la porte de l'injecteur.
- 4** Enlevez la seringue. Voir la section « [Retrait d'une seringue](#) », page 213.
- 5** Tout en maintenant la tourelle d'une main, desserrez complètement les trois vis Torx T-10 qui maintiennent le cache de la tourelle sur le moyeu du moteur.
- 6** Retirez le cache de la tourelle.
- 7** Tournez la tourelle pour la placer en position de repos (ouverture de l'injecteur face au chariot de l'injecteur).

- 8 Détachez la tourelle du moyeu en la soulevant, puis faites-la glisser pour la retirer. Veillez à ne pas toucher la tourelle d'injection lorsque vous la retirez.



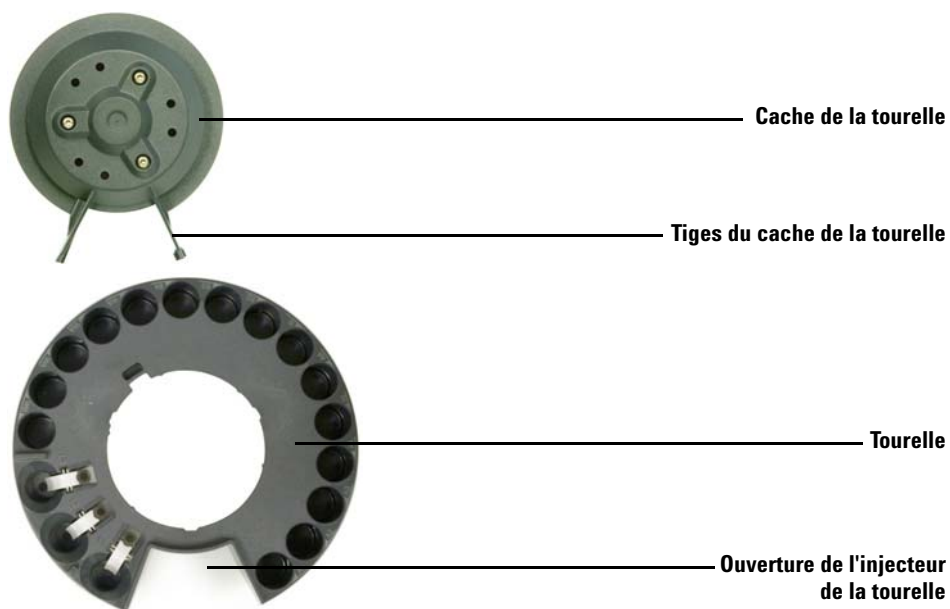


Figure 66 Retrait de la tourelle

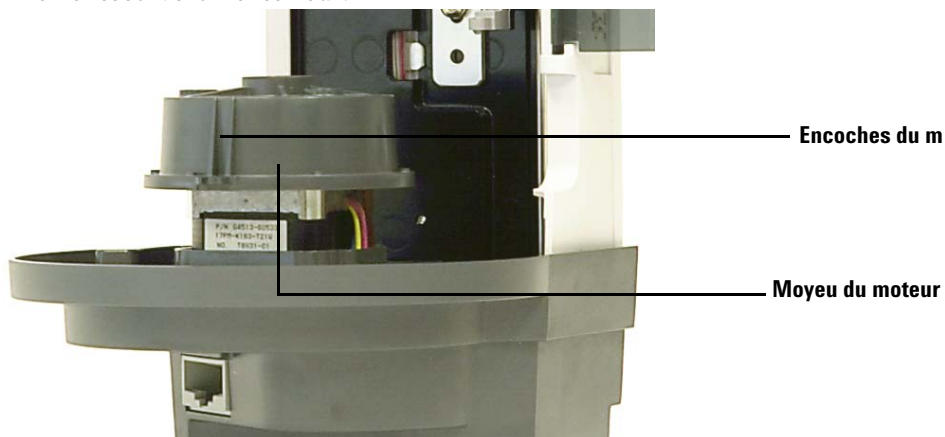- 9** Tournez le moyeu du moteur de sorte que les encoches du moyeu soient orientées vers l'extérieur.



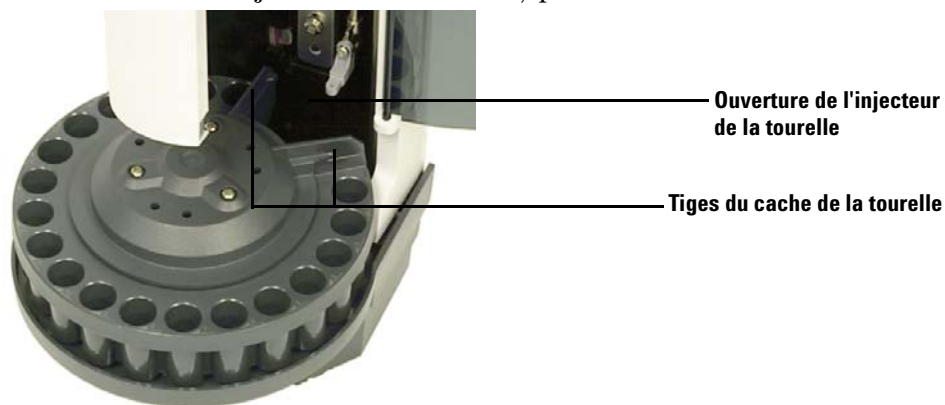- 10** Réinstallez la tourelle. Alignez la rainure interne de la tourelle avec les encoches du moyeu du moteur, puis glissez la tourelle sur le moyeu. La tourelle doit reposer bien à plat sur le moyeu du moteur.
- 11** Réinstallez le cache de la tourelle. Alignez les tiges du cache avec l'ouverture de l'injecteur de la tourelle, puis installez le cache.



- 12** Serrez les trois vis Torx T-10.
- 13** Mettez la seringue en place. Voir « [Installation d'une seringue](#) » pour de plus amples informations.
- 14** Fermez la porte de l'injecteur.

- 15** Retirez la tourelle d'injection du dispositif de rangement, puis placez l'injecteur sur la tige de montage. Voir « [Installation de l'injecteur G4513A](#) » pour de plus amples informations.
- 16** Branchez le câble de l'injecteur.
- 17** Une fois sous tension, l'injecteur vérifie le type de tourelle. Un voyant d'erreur s'allume si la tourelle n'est pas correctement installée.
- 18** Alignez l'injecteur. Pour plus de détails, consulter le « [Alignement de l'injecteur](#) », page 233.
- 19** Si vous avez installé une tourelle de transfert et que vous utilisez un porte-échantillons, vous devez étalonner l'ALS. Pour plus de détails, consulter le « [Étalonnage de l'ALS](#) », page 237.

Adaptation pour injection Cool On-Column

Les injecteurs 7693A peuvent injecter des échantillons directement dans des colonnes de 250, 320 et 530 μm sur les CPG équipés d'un injecteur Cool On-Column.

En mode d'injection Cool On-Column :

- L'injecteur ralentit la vitesse du chariot pour porter la durée d'injection totale à 500 millisecondes.
- L'injecteur abaisse la pointe de l'aiguille de 19 mm dans la colonne.

Pour adapter l'injecteur et le CPG afin de réaliser des injections Cool On-Column :

- 1 Si nécessaire, retirez la seringue de l'injecteur. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « [Retrait d'une seringue](#) », page 213.
- 2 Si nécessaire, retirez l'injecteur de la tige de montage et débranchez le câble de l'injecteur. Vous pouvez le ranger sur un dispositif de rangement.
- 3 Sélectionnez la seringue pour injection dans la colonne correspondant à la dimension de la colonne. Pour obtenir la liste des pièces disponibles, reportez-vous au catalogue de consommables et de fournitures Agilent ou visitez le site Web d'Agilent à l'adresse www.agilent.com/chem.
- 4 Remplacez le pied du support d'aiguille par le pied On-Column fourni. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « [Remplacement du pied du support d'aiguille](#) », page 221.
- 5 Installez la seringue On-Column. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « [Installation d'une seringue](#) », page 209.
- 6 Préparez l'injecteur du CPG. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du CPG.
 - Vérifiez la dimension du passage aiguille-colonne.
 - Vérifiez que l'insert correspond à la dimension de l'aiguille.
 - Remplacez le septum le cas échéant.

Pour obtenir la liste des autres consommables nécessaires à la réalisation de ces injections, reportez-vous au manuel d'exploitation du CPG.

- 7 Branchez le câble de l'injecteur.

- 8 Installez l'injecteur sur la tige de montage. Voir « [Installation de l'injecteur G4513A](#) » pour de plus amples informations.

Remplacement du pied du support d'aiguille

Vous devez utiliser soit le pied du support d'aiguille standard (voir [Figure 67](#)), soit le pied du support d'aiguille On-Column selon le type d'injection réalisée.

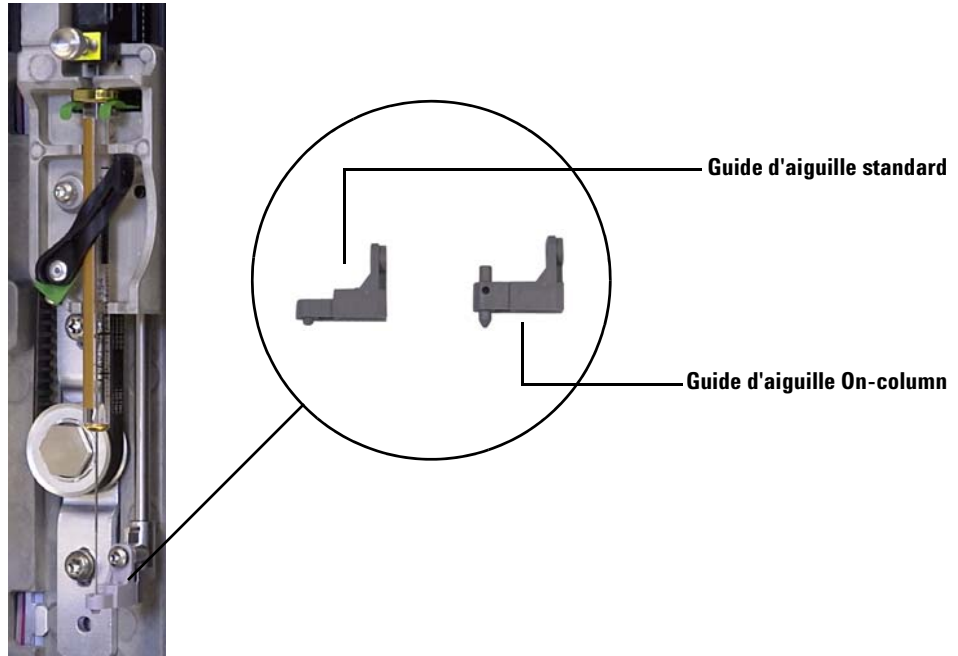


Figure 67 Remplacement du pied du support d'aiguille

Remplacez le pied du support d'aiguille lorsque vous changez de type d'injection ou que le pied de support présente des signes d'usure :

- 1 Ouvrez la porte de l'injecteur.
- 2 Enlevez la seringue. Pour plus de détails, consulter le « [Retrait d'une seringue](#) », page 213.
- 3 Faites coulisser le support de la seringue jusqu'en position maximale.
- 4 Retirez la vis Torx T-10 du pied de support. Faites attention de ne pas la faire tomber dans la tourelle.
- 5 Retirez le pied de support en le faisant coulisser.

- 6 Installez le nouveau pied de support en le faisant coulisser.
- 7 Remplacez et serrez la vis Torx T-10.
- 8 Installez la seringue appropriée. Pour plus de détails, consultez le « [Installation d'une seringue](#) », page 209.
- 9 Fermez la porte de l'injecteur.
- 10 Alignez l'injecteur. Pour plus de détails, consultez le « [Alignement de l'injecteur](#) », page 233.

Adaptation pour seringues d'une capacité supérieure à 100 µl

Les injecteurs peuvent réaliser des injections de prélèvement et de transport d'échantillons avancées au moyen de seringues d'une contenance de plus de 100 µl. Pour adapter l'injecteur et le CPG afin de réaliser des injections de prélèvement et de transport d'échantillons avancées :

- 1 Si nécessaire, retirez la seringue de l'injecteur. Pour plus de détails, consulter le « [Retrait d'une seringue](#) », page 213.
- 2 Remplacez le chariot de seringue standard par le chariot de seringue du système de prélèvement et de transport d'échantillons avancé G4521A. Pour plus de détails, consulter le « [Remplacement du chariot de la seringue](#) », page 224.
- 3 Remplacez le pied du support d'aiguille par celui du système de prélèvement et de transport d'échantillons avancé. Pour plus de détails, consulter le « [Remplacement du pied du support d'aiguille](#) », page 221.
- 4 Installez la seringue appropriée. Pour plus de détails, consulter le « [Installation d'une seringue](#) », page 209.
- 5 Si nécessaire, réinstallez l'injecteur sur le CPG. Voir « [Installation de l'injecteur G4513A](#) » pour de plus amples informations.
- 6 Alignez l'injecteur. Pour plus de détails, consulter le « [Alignement de l'injecteur](#) », page 233.
- 7 Si vous possédez un porte-échantillons, étalonnez l'ALS. Pour plus de détails, consulter le « [Étalonnage de l'ALS](#) », page 237.

Remplacement du chariot de la seringue

Utilisez le chariot de seringue standard (voir [Figure 68](#)) pour réaliser des injections de 100 µl maximum ou le chariot de seringue du système de prélèvement et de transport d'échantillons avancé G4521A (voir [Figure 69](#)) pour réaliser des injections de plus de 100 µl.



Figure 68 Chariot de seringue standard

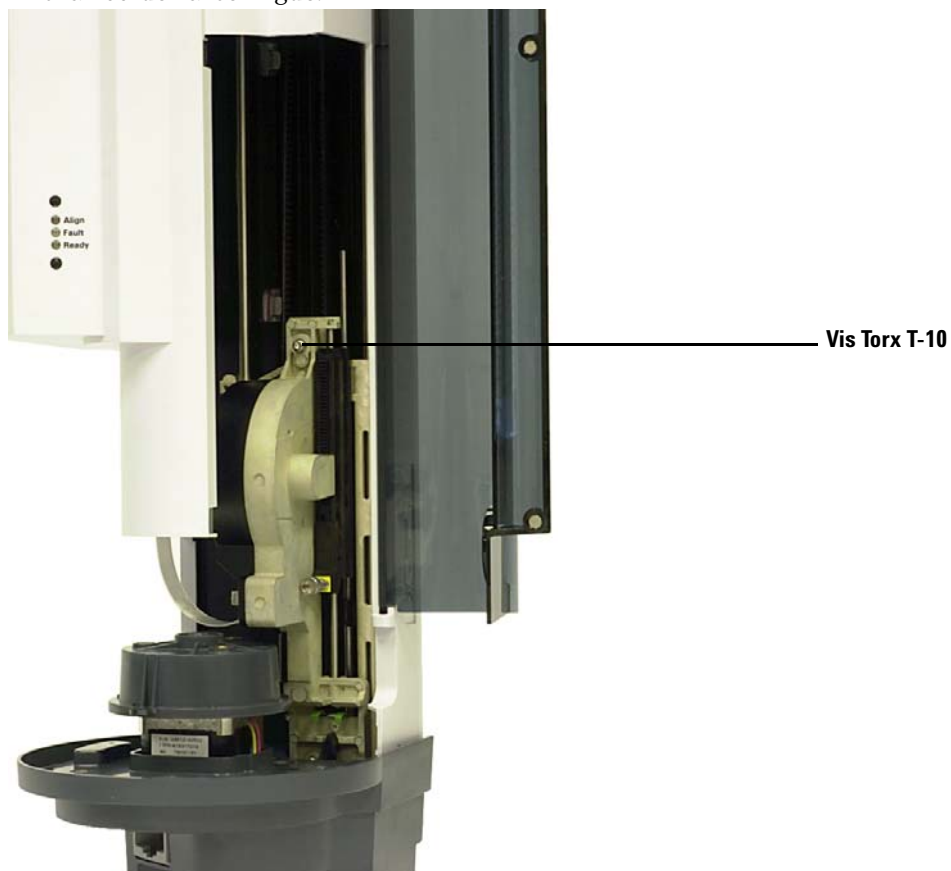


Figure 69 Chariot de seringue du système de prélèvement et de transport d'échantillons avancé

Pour remplacer le chariot de seringue :

- 1 Retirez tous les flacons et bouteilles de la tourelle et débranchez le câble de l'injecteur du CPG.
- 2 Le cas échéant, retirez l'injecteur de la tige de montage et placez la tourelle d'injection sur un dispositif de rangement.
- 3 Ouvrez la porte de l'injecteur.
- 4 Enlevez la seringue. Pour plus de détails, consulter le « [Retrait d'une seringue](#) », page 213.
- 5 Retirez la tourelle. Pour plus de détails, consulter le « [Changement de tourelle](#) », page 214.
- 6 Faites glisser le chariot de la seringue vers le bas jusqu'à ce que vous puissiez accéder au câble sous le carter de la tourelle, puis détachez le câble.

- 7 Desserrez complètement et retirez la vis Torx T-10 sur le dessus du chariot de la seringue.



- 8 Faites glisser le chariot de la seringue le plus haut possible jusqu'à ce que la collerette et le verrou de la seringue soient accessibles.


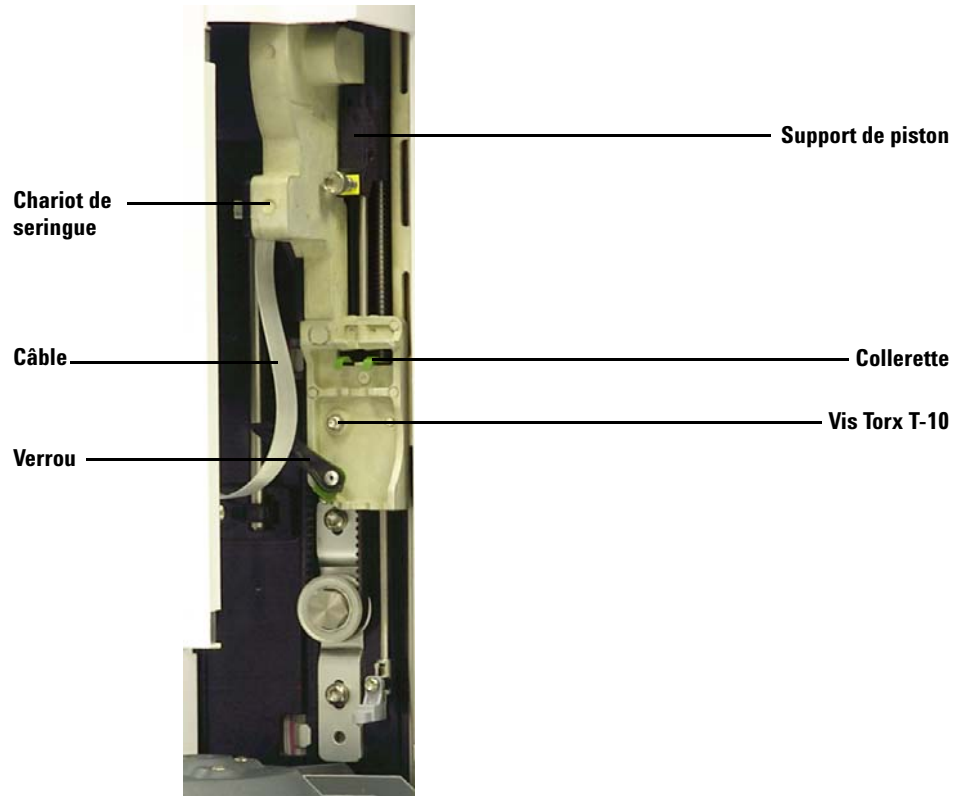



Figure 70 Retrait du chariot de seringue

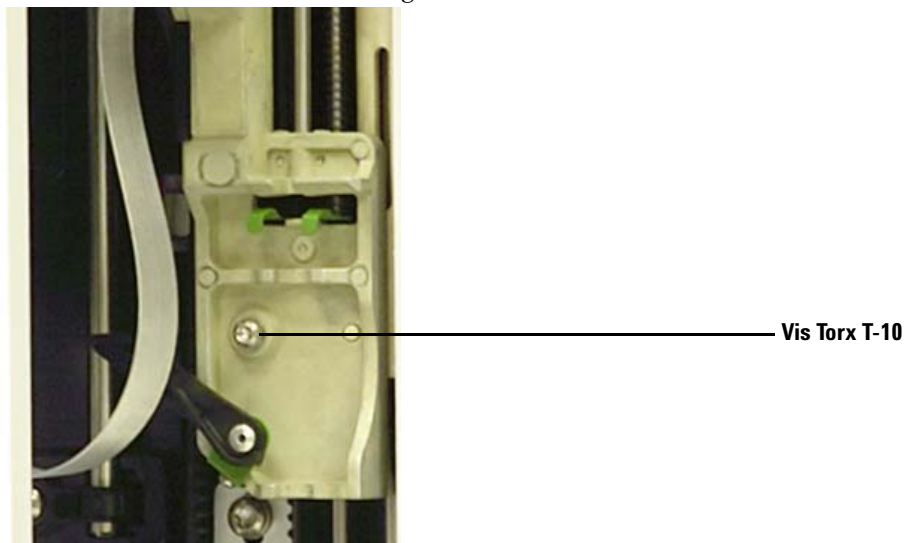- 9** Desserrez complètement et retirez la vis Torx T-10 située juste au-dessus du verrou de la seringue.




- 10** Retirez délicatement le chariot de la seringue de celui de l'injecteur.
- 11** Placez doucement le chariot de seringue de rechange sur le chariot de l'injecteur. Bien placé, le chariot de la seringue reste en place.
- 12** Serrez à fond la vis Torx T-10 située juste au-dessus du verrou de la seringue.

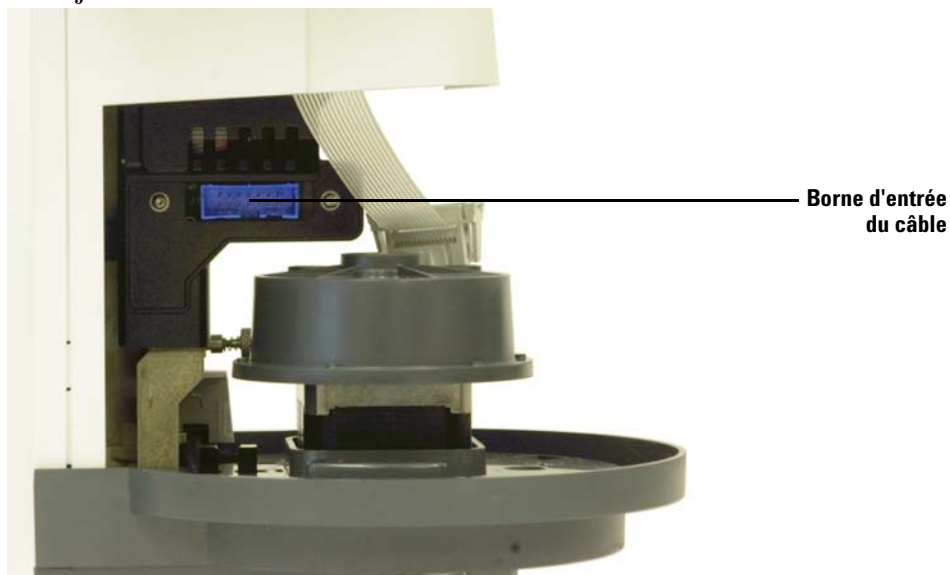- 13** Faites glisser le chariot de la seringue le plus bas possible, jusqu'à ce que vous puissiez accéder à la borne d'entrée du câble sous le carter de l'injecteur.



**Borne d'entrée
du câble**

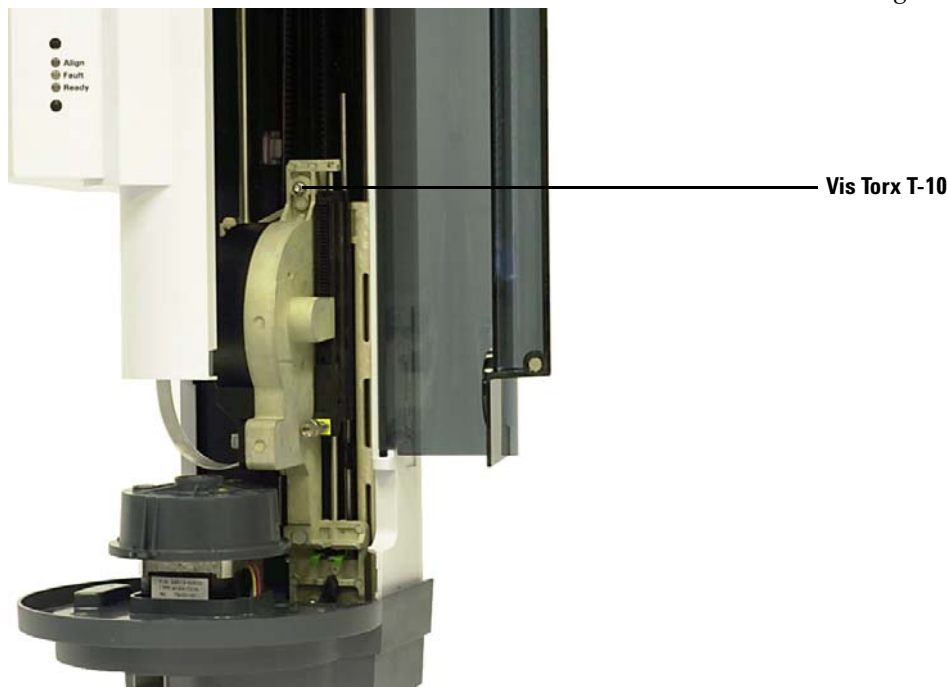14 Serrez à fond la vis Torx T-10 sur le dessus du chariot de la seringue.



15 Branchez le câble au chariot de la seringue.

16 Faites glisser le chariot de la seringue le plus haut possible.

17 Vérifiez que vous avez installé le pied de support d'aiguille approprié.
Pour plus de détails, consulter le « [Remplacement du pied du support d'aiguille](#) », page 221.

18 Installez la tourelle. Pour plus de détails, consulter le « [Changement de tourelle](#) », page 214.

19 Mettez la seringue en place. Pour plus de détails, consulter le « [Installation d'une seringue](#) », page 209.

20 Fermez la porte de l'injecteur.

21 Si nécessaire, branchez le câble de l'injecteur et placez la tourelle d'injection sur la tige de montage. Voir « [Installation de l'injecteur G4513A](#) » pour de plus amples informations.

22 Alignez l'injecteur. Pour plus de détails, consulter le « [Alignement de l'injecteur](#) », page 233.

23 Si vous possédez un porte-échantillons, étalonnez l'ALS. Pour plus de détails, consulter le « [Etalonnage de l'ALS](#) », page 237.

Remplacement d'une aiguille de seringue

Les aiguilles en acier inoxydable utilisées pour les injections de 250 et 320 μm doivent être introduites dans des cylindres de seringue en verre. Sélectionnez la taille d'aiguille adaptée à la colonne que vous utiliserez.

Les aiguilles destinées aux injections de 250 μm sont munies de butées de couleur argent. Les aiguilles destinées aux injections de 320 μm sont munies de butées de couleur or. Pour obtenir la liste des seringues et aiguilles disponibles, reportez-vous au catalogue de consommables et de fournitures Agilent ou visitez le site Web d'Agilent à l'adresse www.agilent.com/chem.

Tableau 17 Seringues du passeur d'échantillon On-Column

Volume (en μL)	Description	Un.	Référence
5	Aiguille amovible, cylindre uniquement		5182-0836
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 530 μm	3/paquet	5182-0832
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 320 μm	3/paquet	5182-0831
	Aiguille en acier inoxydable pour colonne 250 μm	3/paquet	5182-0833
	Bouton de piston	10/paquet	5181-8866

Pour introduire une aiguille dans un cylindre de seringue (Figure 71) :

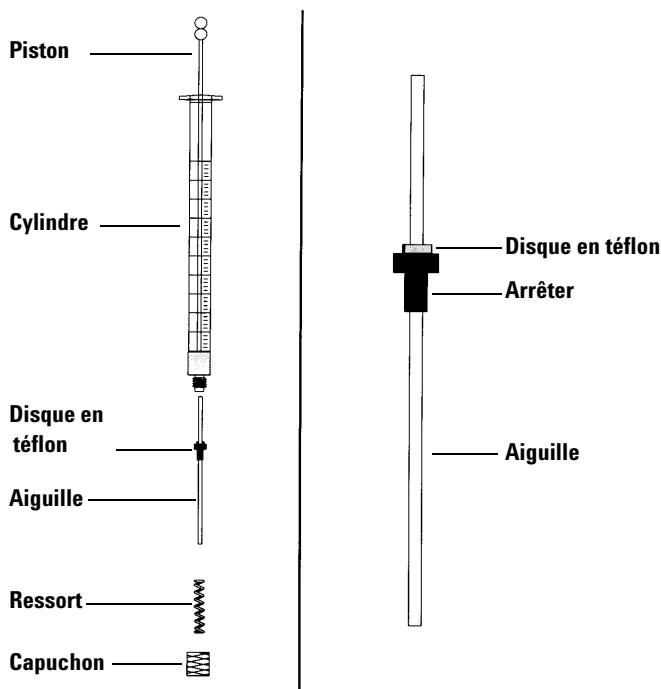


Figure 71 Composants d'une seringue

- 1 Dévissez le capuchon du cylindre de la seringue, puis retirez le ressort.
- 2 Vérifiez que l'aiguille est munie d'un disque en téflon (Figure 71). Si le cylindre de la seringue n'est pas muni du disque en téflon, suivez les instructions figurant dans l'emballage de la seringue pour envelopper l'aiguille vous-même.
- 3 Enfilez le ressort et le capuchon sur l'aiguille.
- 4 Insérez l'aiguille dans le cylindre de la seringue.
- 5 Revissez le capuchon sur le cylindre de la seringue.

Alignement de l'injecteur

Cette section explique comment aligner l'injecteur. L'alignement de l'injecteur a été réalisé en usine. Vous ne devez exécuter la procédure d'alignement que si la configuration matérielle de l'injecteur a été modifiée ou que le voyant de mode d'alignement est allumé.

REMARQUE

Agilent vous déconseille d'exécuter cette procédure si le voyant de mode d'alignement est éteint. Il n'est pas nécessaire d'aligner l'injecteur lorsque vous changez de tourelle.

Si le voyant de mode d'alignement orange situé en haut s'allume, l'injecteur ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas exécuté la procédure d'alignement.

Pour aligner l'injecteur :

- 1 Retirez tous les flacons de la tourelle.
- 2 Ouvrez la porte de l'injecteur, puis retirez la seringue. Pour plus de détails, consulter le « [Retrait d'une seringue](#) », page 213.
- 3 Fermez la porte de l'injecteur.
- 4 A l'aide d'un objet long et fin, enfoncez le bouton d'alignement situé au-dessus des voyants. Faites attention de ne pas trop enfoncer le bouton renfoncé (voir [Figure 72](#)).

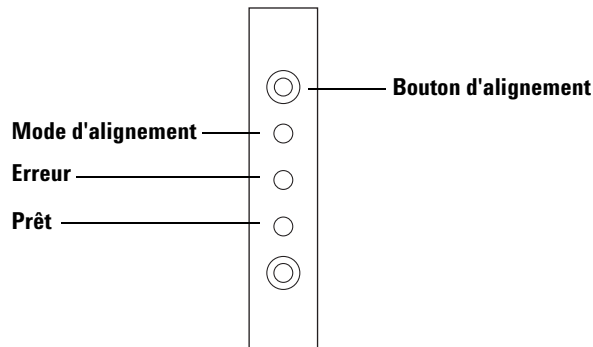


Figure 72 Alignement de l'injecteur

Le voyant de mode d'alignement orange reste allumé tout au long de la procédure d'alignement :

- a** La tourelle pivote pour vérifier que la seringue a bien été retirée, puis pivote à nouveau pour vérifier que la tourelle installée est la bonne.
- b** Le chariot de la seringue descend complètement, se place en position de repos, puis remonte à nouveau.
- c** Le chariot de la seringue descend par paliers jusqu'à toucher la tourelle. Ce mouvement permet de régler sa position par rapport à la tourelle.
- d** Le piston se déplace afin d'étalonner les butées.
- e** Le chariot de la seringue se déplace vers le bas et la tourelle pivote pour se placer dans la bonne position par rapport au chariot de la seringue.

REMARQUE

Si l'une de ces étapes échoue, le processus est interrompu et le voyant d'erreur s'allume. Si le processus s'arrête à l'étape **b**, confirmez que la tourelle est correctement installée et appuyez à nouveau sur le bouton d'alignement. Si le problème persiste, débranchez et rebranchez l'injecteur, puis recommencez avant de contacter le service d'assistance Agilent.

-
- 5** Si l'injecteur s'arrête et que le voyant vert s'allume, cela signifie que l'étalonnage est terminé.

Si la procédure d'alignement a été ordonnée par un utilisateur (le voyant orange de mode d'alignement était éteint avant qu'il n'appuie sur le bouton d'alignement) et que l'alignement échoue, débranchez et rebranchez l'injecteur : le système reprendra les valeurs d'alignement précédentes.

- 6** Ouvrez la porte de l'injecteur, puis installez la seringue. Pour plus de détails, consulter le « [Installation d'une seringue](#) », page 209.
- 7** Fermez la porte de l'injecteur.

Alignement du porte-échantillons

Cette section explique comment aligner le porte-échantillons. L'alignement du porte-échantillons a été réalisé en usine. Vous ne devez exécuter la procédure d'alignement que si le voyant de mode d'alignement est allumé.

REMARQUE

Agilent vous déconseille d'exécuter cette procédure sauf si le voyant de mode d'alignement s'allume ou si le service d'assistance Agilent vous le demande.

Si le voyant de mode d'alignement orange situé à gauche s'allume, le porte-échantillons ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas exécuté la procédure d'alignement.

Pour aligner le porte-échantillons :

- 1 A l'aide d'un objet long et fin (la pointe d'un stylo par exemple), enfoncez le bouton d'alignement situé à gauche des voyants. Faites attention de ne pas trop enfoncer le bouton renfoncé (voir [Figure 73](#)).

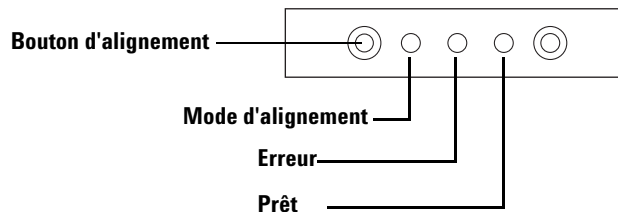


Figure 73 Alignement du porte-échantillons

Le voyant orange de mode d'alignement clignote lors des étapes suivantes :

- a Le système réalise l'étalonnage du pince-flacons.
- b Le portique réalise l'étalonnage des paramètres de repos et de plage X, Y et Z.
- c Le portique est mis à zéro sur la position d'étalonnage (X, Y, Z).

REMARQUE

Si l'une de ces étapes échoue, le processus s'interrompt. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alignement. Si le problème persiste, débranchez et rebranchez le porte-échantillons, puis recommencez avant de contacter le service d'assistance Agilent.

- 2 Si le porte-échantillons s'arrête en position de repos et que le voyant vert s'allume, cela signifie que l'étalonnage est terminé.

Si la procédure d'alignement a été ordonnée par un utilisateur (le voyant orange de mode d'alignement était éteint avant qu'il n'appuie sur le bouton d'alignement) et que l'alignement échoue, débranchez et rebranchez le porte-échantillons : le système reprendra les valeurs d'alignement précédentes.

Étalonnage de l'ALS

Le processus d'étalonnage de l'ALS aligne le porte-échantillons par rapport à la position de la tourelle d'injection, de sorte que les transferts de flacons se déroulent sans incidents. Vous devez réaliser un étalonnage s'il n'en existe aucun. De plus, l'étalonnage fait partie des tâches d'entretien à effectuer régulièrement.

L'étalonnage de l'ALS est recommandé lorsque certains composants de l'ALS ont été déplacés.

Pour étalonner l'ALS :

- 1 Placez le flacon d'étalonnage (G4514-40588) dans la position 1 (voir [Figure 74](#)) du porte-échantillons.



Figure 74 Position 1 du porte-échantillons

- 2 Pour l'ensemble des injecteurs installés, retirez les flacons se trouvant éventuellement dans les positions L1, L2 et L3 de la tourelle de transfert (voir Figure 75).

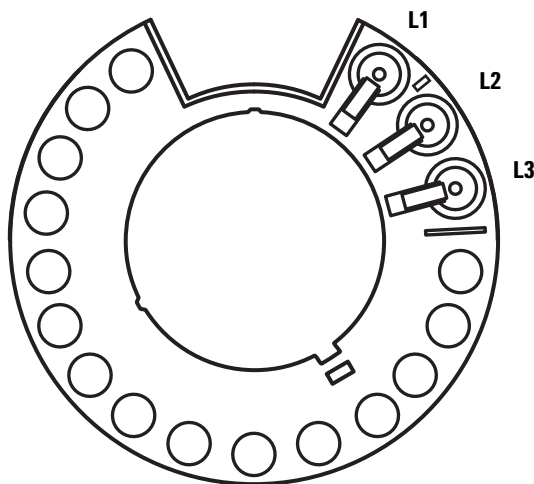


Figure 75 Positions L1, L2 et L3 de la tourelle de transfert (vue de dessus)

- 3 Lancez l'étalonnage de l'ALS :

- Sur le CPG 7890A, utilisez le clavier avant et sélectionnez **[Options] Calibration > ALS > Start Calibration**.
- Sur le CPG série 6890, utilisez le clavier avant et sélectionnez **[Options] Calibration > Sample tray > Start Calibration**.

Le système réalise les étapes d'étalonnage suivantes pour l'ensemble des injecteurs installés :

- a Le porte-échantillons évalue l'alignement de la tourelle en plaçant le flacon d'étalonnage dans la position L1 de la tourelle, puis en le ramenant dans la position 1 du porte-échantillons.
- b Le porte-échantillons teste la hauteur du flacon et la position de la tourelle en utilisant le repère d'alignement situé entre les positions L1 et L2 de la tourelle de transfert.
- c Le porte-échantillons vérifie l'alignement de la tourelle en plaçant le flacon d'étalonnage dans la position L1 de la tourelle, puis en le ramenant dans la position 1 du porte-échantillons.

- 4 Une fois l'étalonnage terminé, le voyant d'état Prêt vert s'allume et le portique s'arrête dans la position de repos (voir [Figure 61](#) page 208).

N'oubliez pas de réinstaller les flacons que vous avez retirés dans le cadre de la procédure d'étalonnage.

Remplacement des fusibles du contrôleur d'ALS G4517A

Le contrôleur d'ALS G4517A utilise deux fusibles remplaçables qui protègent le circuit électronique contre les problèmes d'alimentation éventuels. Remplacez les fusibles grillés comme indiqué (voir ci-dessous).

ATTENTION

Les fusibles ne grillent pas sans raison. La plupart du temps, ils grillent lors de la première installation parce que l'alimentation n'a pas été configurée correctement (voir « [Contrôle de la configuration d'alimentation](#) », page 84). Sinon, les fusibles n'ont pas de raison de griller en fonctionnement normal. Si les fusibles grillent fréquemment, vous devez identifier et résoudre le problème.

- 1 Mettez le contrôleur hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- 3 Retirez le porte-fusibles à l'aide d'un petit tournevis plat. (Voir « [Installation du contrôleur d'ALS G4526A/G4517A \(CPG 6890A\)](#) » pour de plus amples informations.)
- 4 Tirez les taquets vers l'extérieur à l'aide d'un petit tournevis plat.
- 5 Retirez les fusibles.
- 6 Installez des fusibles neufs (voir [Figure 76](#)).


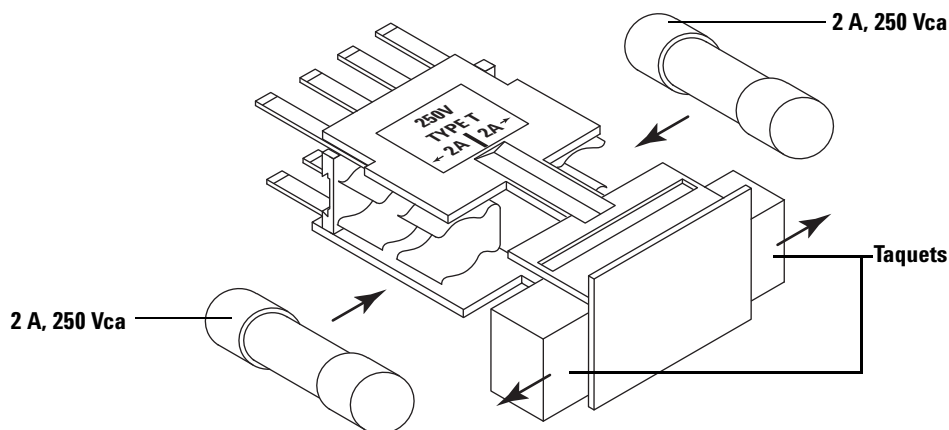


Figure 76 Orientation des fusibles

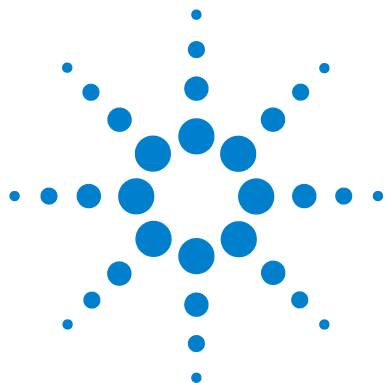- 7 Refermez les taquets.
- 8 Réinstallez le porte-fusibles en vérifiant qu'il est correctement orienté par rapport à la tension secteur en entrée. Voir « [Installation du contrôleur d'ALS G4526A/G4517A \(CPG 6890A\)](#) » pour de plus amples informations.



12 Anomalies et erreurs

Anomalies	244
Anomalies de l'injecteur	244
Anomalies du porte-échantillons	246
Messages d'erreur	248

Parfois, certaines opérations ne se déroulent pas comme prévu. Dans la plupart des cas, la nature du problème est signalée soit par les voyants d'état de l'injecteur ou du porte-échantillons, soit par les messages d'erreur de l'écran du CPG. Le cas échéant, lisez ce chapitre pour identifier la cause probable du problème, ainsi que les mesures correctives à prendre.



Anomalies

Anomalies de l'injecteur

Les trois voyants du panneau avant de l'injecteur décrivent l'état de l'injecteur (voir [Figure 77](#)).

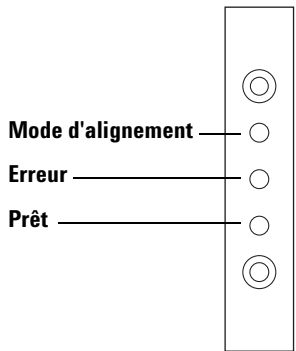


Figure 77 Voyants d'état de l'injecteur G4513A

En fonctionnement normal, le voyant vert **Prêt** est fixe. Il se met à clignoter si l'injecteur est occupé.

Si une autre combinaison de voyants s'allume, cela signifie qu'une erreur s'est produite.

Lisez ce chapitre pour savoir comment identifier ou résoudre le problème avant de contacter le service d'assistance Agilent.

Tableau 18 Voyants d'état de l'injecteur

Voyants	Cause possible	Action
Tous les voyants sont éteints.	- Le CPG n'est pas alimenté par la tension d'entrée. - Le câble de l'injecteur ou la connexion au CPG est défectueux. - Le CPG a besoin d'être révisé.	- Vérifiez que l'injecteur est correctement relié au CPG. - Vérifiez l'alimentation du CPG. - Contactez le service d'assistance Agilent.

Tableau 18 Voyants d'état de l'injecteur (suite)

Voyants	Cause possible	Action
Le voyant d'erreur est fixe.	- La porte de l'injecteur est ouverte. - L'injecteur n'est pas correctement monté sur le CPG.	- Vérifiez que la porte de l'injecteur est bien fermée. - Si le voyant d'erreur reste fixe, contactez le service d'assistance Agilent. - Vérifiez que l'injecteur est correctement fixé. Pour plus d'informations, voir « Installation de l'injecteur G4513A », page 46. - Vérifiez que la bonne tige de montage est fixée. Voir la section « Installation de l'injecteur G4513A », page 46. - Si le voyant d'erreur reste fixe, contactez le service d'assistance Agilent.
Le voyant d'erreur clignote deux fois.	Problème de seringue.	Réinstallez ou remplacez la seringue.
Le voyant d'erreur clignote trois fois.	Problème de tourelle.	Réinstallez la tourelle.
Le voyant d'erreur clignote quatre fois.	Problème de piston.	
Le voyant de mode d'alignement est fixe.	- Le système n'a pas été initialisé. - Erreur de mémoire d'injecteur.	- Vérifiez que la tourelle est correctement installée. Voir la section « Changement de tourelle », page 214. - Exécutez la procédure d'alignement afin d'initialiser le système. Voir la section « Alignement de l'injecteur », page 233. - Si l'alignement échoue, contactez le service d'assistance Agilent.
Le voyant de mode d'alignement clignote.	L'utilisateur a appuyé sur le bouton de mode d'alignement.	Le système est en cours d'alignement et d'étalonnage. Attendez la fin du processus.

Tableau 18 Voyants d'état de l'injecteur (suite)

Voyants	Cause possible	Action
Tous les voyants sont fixes.	• Erreur de carte. • Il y a un conflit de version du micrologiciel.	1 Vérifiez le branchement des câbles. 2 Eteignez et rallumez l'appareil. 3 Si les voyants restent fixes, contactez le service d'assistance Agilent.
Tous les voyants clignotent.	• Le pilote de carte installé n'est pas le bon.	1 Installez le pilote de carte approprié. 2 Vérifiez la version du micrologiciel. 3 Si les voyants clignotent toujours, contactez le service d'assistance Agilent.

Anomalies du porte-échantillons

Les trois voyants du panneau avant du porte-échantillons indiquent l'état du porte-échantillons (voir [Figure 78](#)).

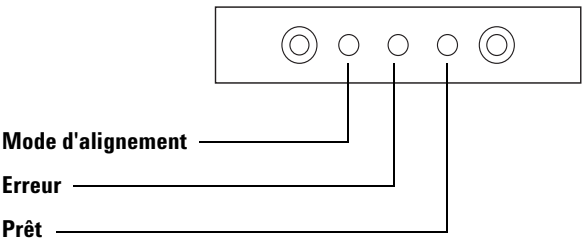


Figure 78 Voyants d'état du porte-échantillons G4514A

En fonctionnement normal, le voyant vert Prêt est fixe. Il se met à clignoter si le porte-échantillons est occupé.

Si une autre combinaison de voyants s'allume, cela signifie qu'une erreur s'est produite.

Lisez ce chapitre pour savoir comment résoudre le problème avant de contacter le service d'assistance Agilent.

Tableau 19 Voyants d'état du porte-échantillons

Voyants	Cause possible	Action
Tous les voyants sont éteints.	L'appareil est débranché.	
Le voyant d'erreur est fixe.	Erreur affectant le système.	
Le voyant d'erreur clignote une fois.	Un flacon est perdu ou manquant.	
Le voyant d'erreur clignote deux fois.	Erreur d'axe X.	
Le voyant d'erreur clignote trois fois.	Erreur d'axe Y.	
Le voyant d'erreur clignote quatre fois.	Erreur d'axe Z.	
Le voyant d'erreur clignote cinq fois.	Erreur de pince-flacons.	
Le voyant de mode d'alignement est fixe.	- Le système n'a pas été initialisé. - Erreur de mémoire du porte-échantillons.	- Exécutez la procédure d'alignement afin d'initialiser le système. Voir la section « Alignement de l'injecteur », page 233. - Si l'alignement échoue, contactez le service d'assistance Agilent.
Le voyant de mode d'alignement clignote.	L'utilisateur a appuyé sur le bouton de mode d'alignement.	Le système est en cours d'alignement et d'étalonnage. Attendez la fin du processus.
Tous les voyants sont fixes.	- Erreur de carte. - Il y a un conflit de version du micrologiciel.	- Vérifiez le branchement des câbles. - Eteignez et rallumez l'appareil. - Si les voyants restent fixes, contactez le service d'assistance Agilent.
Tous les voyants clignotent.	Le pilote de carte installé n'est pas le bon.	- Installez le pilote de carte approprié. - Vérifiez la version du micrologiciel. - Si les voyants clignotent toujours, contactez le service d'assistance Agilent.

Messages d'erreur

Pour connaître les messages d'erreur de l'échantillonneur qui s'affichent sur le CPG, voir [Tableau 20](#). Aucun message d'erreur ne s'affiche sur les CPG 6890A ou 6890 Plus. Si vous voyez apparaître un message d'erreur non décrit ci-dessous, notez-le. Vérifiez que le CPG est correctement configuré, puis que le matériel et les flacons d'échantillon sont adaptés à la méthode et/ou à la séquence utilisées. Si le problème persiste, signalez le message d'erreur au service d'assistance Agilent.

Tableau 20 Messages d'erreur

Message	Cause probable	Action suggérée
Bottle in gripper	Le flacon d'échantillon n'a pas été placé, mais est resté dans le pince-flacons du porte-échantillons.	- Retirez le flacon, puis remplacez-le dans sa position sur le porte-échantillons. - Vérifiez que les racks de flacons sont bien en place. - Vérifiez que l'injecteur est relié au connecteur approprié à l'arrière du CPG. Sur le CPG 6890, vérifiez qu'il est correctement configuré. Voir la section « Connexion des câbles », page 58. - Vérifiez la position dans laquelle le système place le flacon, puis vérifiez que la position en question est vide et qu'elle n'est pas encombrée. - Vérifiez que l'injecteur est droit/en position verticale sur le CPG. - Redémarrez la séquence. - Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Front (or Back) door open or Injector not mounted		Voir la section « Anomalies », page 244.
Front (or Back) injector com error	Il y a une erreur de communication entre l'injecteur et le CPG.	Contactez le service d'assistance Agilent.

Tableau 20 Messages d'erreur (suite)

Message	Cause probable	Action suggérée
Front (or Back) injector incomplete injection	• L'aiguille de la seringue est pliée. • Le chariot du piston ou de la seringue ne fonctionne pas correctement lors de l'injection.	1 Voir la section « Résolution des problèmes liés aux seringues », page 261. 2 Retirez la seringue de l'injecteur, puis vérifiez que le piston n'est ni coincé, ni plié. Remplacez la seringue si nécessaire. 3 Redémarrez la séquence. 4 Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Front (or Back) injector reset	• L'alimentation du CPG a été coupée.	• Contactez le service d'assistance Agilent.
Front (or Back) plunger error	• Le piston de la seringue est coincé ou n'est pas fixé correctement au support de piston. • Le solénoïde du piston est plié. • L'encodeur du support de piston ne fonctionne pas.	1 Retirez la seringue, puis vérifiez que le piston n'est pas coincé ou plié. Remplacez la seringue si nécessaire. Pour plus d'informations, voir « Vérification d'une seringue », page 161. 2 Contrôlez la viscosité de l'échantillon par rapport au paramètre de viscosité sélectionné. Modifiez le paramètre de viscosité si nécessaire. 3 Redémarrez la séquence. 4 Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Front (or Back) syringe error	• Le moteur du chariot de la seringue est défectueux. • La seringue n'est pas installée correctement ou est de type incorrect. • Le capteur du chariot de la seringue ne fonctionne pas.	1 Vérifiez que la seringue est correctement installée. Pour plus d'informations, voir « Installation d'une seringue », page 162. 2 Vérifiez que la seringue respecte les exigences. 3 Si l'aiguille de la seringue est pliée, voir « Résolution des problèmes liés aux seringues », page 261. 4 Redémarrez la séquence. 5 Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.

Tableau 20 Messages d'erreur (suite)


Message	Cause probable	Action suggérée
Front (or Back) turret error	• Quelque chose entrave la rotation de la tourelle. • Le moteur/l'encodeur de la tourelle ne fonctionne pas. • Le type de tourelle a été changé alors que le système était encore sous tension et que la procédure d'alignement de la tourelle n'avait pas été exécutée. • La tourelle n'est pas solidement fixée.	1 Éliminez tout objet qui pourrait entraver le mouvement. 2 Observez le voyant de mode d'alignement. S'il est allumé, exécutez la procédure d'alignement. Voir la section « Alignement de l'injecteur », page 233. 3 Serrez le sommet de la tourelle 4 Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Injector not present	• Il y a un problème avec la carte de l'injecteur ou du CPG. • Le câble de l'injecteur est endommagé ou n'est pas bien fixé au CPG. • Il y a un problème avec le câble du CPG. • L'emplacement de l'injecteur désigné dans la méthode est incorrect (incompatibilité).	1 Vérifiez que le câble de connexion de l'injecteur au CPG est solidement fixé. 2 Vérifiez que la méthode utilise le bon emplacement d'injecteur. 3 Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Injector offline	• Il y a un problème avec la carte de l'injecteur ou du CPG. • Le câble de l'injecteur est endommagé ou n'est pas branché. • Il y a un problème avec le câble du CPG.	1 Vérifiez que le câble de connexion de l'injecteur au CPG est solidement fixé. 2 Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
No Bar Code Reader	• Le câble du lecteur de codes barres n'est pas solidement fixé. • Le lecteur de codes barres est défectueux. • Le porte-échantillons est défectueux.	1 Vérifiez que le câble de connexion du lecteur de codes barres est solidement fixé. 2 Si le problème persiste, contactez le service d'assistance Agilent.

Tableau 20 Messages d'erreur (suite)

Message	Cause probable	Action suggérée
No bottle in gripper	- Le pince-flacons n'a pas trouvé de flacon d'échantillon. - Le pince-flacons ne parvient pas à saisir le flacon. - Le flacon a glissé lors du transfert à destination ou en provenance de la tourelle. - Le capteur du pince-flacons est défectueux. - Le flacon ne respecte pas les spécifications.	- Vérifiez que les flacons d'échantillon occupent les emplacements été définis dans la séquence. - Vérifiez que les flacons d'échantillon respectent les spécifications recommandées. - Si vous utilisez des étiquettes adhésives, vérifiez qu'elles sont correctement installées. Voir la section « Étiquetage d'un flacon d'échantillon », page 173. - Si l'erreur se répète fréquemment, contactez le service d'assistance Agilent.
Tray not present	- Il y a un problème avec la carte du porte-échantillons ou du CPG. - Le câble du porte-échantillons est défectueux ou n'a pas été branché entre le CPG et le porte-échantillons. - Il y a un problème avec le câble du CPG.	- Vérifiez que le câble de connexion du porte-échantillons est solidement fixé. - Remplacez le câble du porte-échantillons. - Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Tray offline	- Il y a un problème avec la carte du porte-échantillons ou du CPG. - Le câble du porte-échantillons est endommagé ou n'est pas branché. - Il y a un problème avec le câble du CPG.	- Vérifiez que le câble de connexion du porte-échantillons au CPG est solidement fixé. - Remplacez le câble du porte-échantillons. - Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Invalid sequence	- La séquence a été définie avec le mauvais système d'injection. - Le matériel requis par la séquence n'est pas installé et configuré. - La configuration du CPG a été modifiée pendant l'exécution de la séquence. - Le câble de l'injecteur est endommagé ou n'est pas branché correctement.	- Vérifiez que le câble de connexion au CPG est solidement fixé. - Vérifiez les paramètres de la séquence par rapport à la configuration du CPG. - Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.

Tableau 20 Messages d'erreur (suite)

Message	Cause probable	Action suggérée
No injector	- Le câble de connexion au CPG s'est défait au cours d'une analyse. - La carte d'un injecteur ou du CPG a cessé de fonctionner au cours d'une analyse.	- Vérifiez que le câble de connexion au CPG est solidement fixé. - Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance Agilent.
Prerun >10 min	Le CPG n'est pas prêt.	Regardez si le CPG a généré des messages Not Ready ou autres pour déterminer la cause du problème.
Echantillonneur non connecté (CPG 6890A/Plus uniquement)	Vous essayez de télécharger un fichier de travail ALS vers un ALS qui n'est pas sous tension ou qui n'est pas connecté.	Vérifiez que le câble de connexion au CPG est solidement fixé.

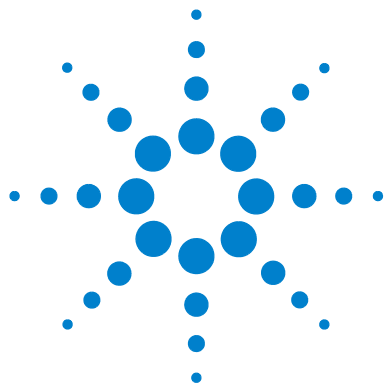

13 Dépannage

- Symptôme : variabilité [254](#)
- Symptôme : contamination ou pics fantômes [256](#)
- Symptôme : pics plus grands ou plus petits que prévu [257](#)
- Symptôme : transmission d'échantillons [259](#)
- Symptôme : aucun signal/aucun pic [260](#)
- Résolution des problèmes liés aux seringues [261](#)
- Résolution des problèmes liés aux flacons d'échantillon [262](#)

Ce chapitre contient des informations utiles au bon fonctionnement de l'échantillonneur.

Si le chromatogramme n'est pas satisfaisant, alors quelque chose ne va pas. Lisez ce chapitre pour déterminer la cause probable et, dans certains cas, corriger le problème.

Ce chapitre ne traite que les problèmes liés à l'échantillonneur. Néanmoins, certains des symptômes décrits ici peuvent également être liés à d'autres causes (notamment des variations de température et d'alimentation en gaz du CPG).

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance Agilent.



Symptôme : variabilité

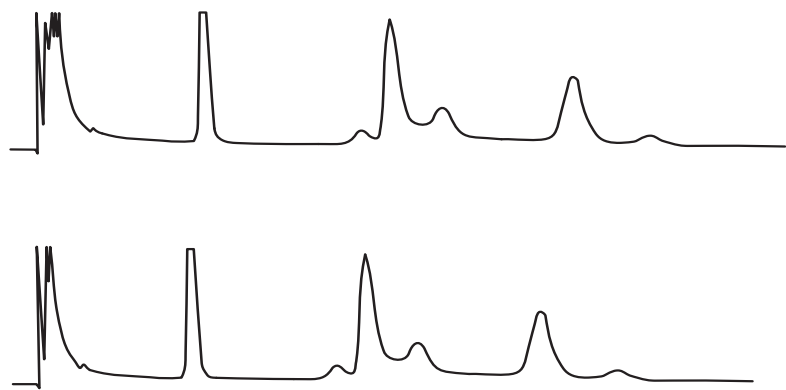


Figure 79 Les temps et les zones de rétention ne sont pas reproductibles.

Tableau 21 Problèmes de variabilité

Cause possible	Action
Le septum de l'injecteur fuit.	Si le septum fuit, remplacez-le. Si le septum que vous avez remplacé a été utilisé dans moins de 200 injections, recherchez les problèmes suivants afin d'éviter une défaillance prématurée du septum : • L'écrou de maintien du septum est trop serré. • L'aiguille de la seringue n'est pas droite. • La seringue n'est pas installée correctement.
La seringue est usée ou souillée.	Si la seringue semble souillée ou que le piston est coincé, nettoyez la seringue avec un solvant adapté ou suivez les instructions de nettoyage du fabricant.
Le volume d'échantillon est trop faible ou trop élevé.	Contrôlez le niveau de l'échantillon. Si les flacons d'échantillon ne sont pas correctement remplis, l'analyse risque d'être affectée par l'évaporation ou la contamination. Le niveau d'échantillon contenu doit être égal à environ la moitié du volume du flacon. Voir la section « Remplissage d'un flacon d'échantillon », page 174.

Tableau 21 Problèmes de variabilité (suite)

Cause possible	Action
Les capsules des flacons ne sont pas serrées.	Vérifiez les capsules des flacons. Si vous réussissez à tourner manuellement les capsules à sertir, cela signifie qu'elles ne sont pas suffisamment serrées. Si les capsules ne sont pas serrées, la concentration de l'échantillon en composés volatils risque de varier au fil de l'analyse. Voir la section « Fermeture d'un flacon d'échantillon », page 176. Si les capsules à vis ne sont pas suffisamment serrées, elles pourront se desserrer ou même s'enlever dans le mélangeur.
L'échantillon n'est pas stable.	Contrôlez la stabilité de l'échantillon. Les propriétés de certains échantillons changent sous l'effet de la chaleur ou des ultraviolets. Il existe différents moyens de limiter les changements sur les échantillons instables : • Utilisez les racks de flacons pour refroidir l'échantillon. • Utilisez des flacons d'échantillon en verre brun. • Entreposez les échantillons dans un environnement protégé.
La taille de l'échantillon varie.	Installez une nouvelle seringue. Si la taille de l'échantillon varie, la seringue manque probablement de précision ou le piston est usé. La variation peut être due à l'utilisation de seringues munies d'aiguilles amovibles, en raison du volume mort ou de la variation entre les aiguilles.
L'aiguille comporte des bulles d'air.	S'il y a des bulles d'air dans l'aiguille, la vitesse variable de l'utilisateur et la vitesse d'aspiration de l'échantillon diminueront suffisamment pour éviter la formation de bulles. Voir la section « Réglage des paramètres de l'injecteur », page 146. Si le problème persiste et que l'échantillon est visqueux, essayez les solutions suivantes : • Augmentez le délai de viscosité. • Utilisez les racks de flacons pour réchauffer l'échantillon. • Diluez l'échantillon dans un solvant à faible viscosité approprié.

Symptôme : contamination ou pics fantômes

Tableau 22 Problèmes de contamination ou de pics fantômes

Cause possible	Action
Le septum de la capsule du flacon se dissout dans le solvant. Des pic fantômes surviennent parfois lorsque des petits morceaux de septum se dissolvent dans l'échantillon. Réalisez plusieurs analyses à blanc pour vérifier s'il y a des pics fantômes.	Effectuez les vérifications suivantes : • Vérifiez que le septum du flacon est bien plat. Si le septum du flacon n'est pas plat, l'aiguille aura tendance à percer le septum et des morceaux de septum risquent de tomber dans l'échantillon. Voir la section « Fermeture d'un flacon d'échantillon », page 176. • Contrôlez l'aiguille. Si l'aiguille de la seringue comporte des bavures, elles peuvent déchiqueter le septum et des morceaux risquent de tomber dans l'échantillon. • Vérifiez le septum du flacon. Si le septum du flacon n'est pas suffisamment résistant au solvant que vous utilisez, essayez d'en utiliser un plus résistant.
Les flacons d'échantillon sont contaminés.	Les pics fantômes sont parfois causés par des flacons d'échantillon contaminés. Essayez d'utiliser des flacons neufs ou propres pour voir si les pics fantômes disparaissent. Rangez les flacons neufs dans un endroit préservé des contaminants.
Le septum de l'injecteur laisse échapper des matières volatiles.	Réalisez plusieurs analyses à blanc en plaçant un petit morceau de feuille d'aluminium au dos du septum de l'injecteur. Si les pics de contamination disparaissent, le septum est probablement en cause. Essayez de changer de type de septum.
La colonne est contaminée. Les échantillons à forte masse moléculaire contenant des résidus peuvent contaminer la seringue, le manchon de l'injecteur ou le bas de la colonne.	Procédez comme suit : • Remplacez ou nettoyez et désactivez le manchon d'injecteur. • Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers dans le bas de la colonne capillaire en plaçant la colonne devant la lumière. Si possible, retirez la partie contaminée.
L'échantillon n'est pas stable.	Les propriétés de certains échantillons changent sous l'effet de la chaleur ou des ultraviolets. Contrôlez la stabilité de l'échantillon. Il existe différents moyens de limiter les changements : • Utilisez le quadrant du porte-échantillons pour refroidir l'échantillon. • Utilisez des flacons d'échantillon en verre brun. • Entreposez les échantillons dans un environnement protégé.


Symptôme : pics plus grands ou plus petits que prévu

Figure 80 Pics plus grands ou plus petits que prévu

Tableau 23 Problème de taille de pic

Cause possible	Action
Vous comparez un chromatogramme sans fractionnement de l'aiguille avec un chromatogramme présentant un fractionnement de l'aiguille.	Vérifiez le mode d'injection que vous utilisez. En mode d'injection normal, l'échantillonneur utilise l'injection rapide afin d'injecter une quantité d'échantillon représentative. L'injection rapide réduit le fractionnement de l'aiguille. Les chromatogrammes produits avec des systèmes d'injection manuelle ou des systèmes d'injection automatique moins rapides montrent des proportions supérieures de substances à faibles masse moléculaire par rapport à celles à forte masse moléculaire, car les substances volatiles s'évaporent de l'aiguille plus vite que les substances à forte masse moléculaire.
Vous utilisez un injecteur rempli purgé et une colonne de 530 µm.	Vérifiez l'injecteur. Les colonnes capillaires utilisées avec les injecteurs remplis possèdent des caractéristiques de résolution d'échantillon inhérentes.
Il y a une fuite dans le CPG.	Réinstallez le septum, puis vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau de la fixation. Si le septum qui fuit a été utilisé dans moins de 200 injections. Recherchez les problèmes suivants afin d'éviter une défaillance prématurée du septum : • L'écrou de maintien du septum n'est pas trop serré. • L'aiguille de la seringue est droite. • La seringue est installée correctement.
L'échantillon n'est pas stable.	Les propriétés de certains échantillons changent sous l'effet de la chaleur ou des ultraviolets. Contrôlez la stabilité de l'échantillon. Il existe différents moyens de limiter les changements : • Utilisez les racks de flacons pour refroidir l'échantillon. • Utilisez des flacons d'échantillon en verre brun. • Entrez les échantillons dans un environnement protégé.
Les capsules des flacons ne sont pas serrées.	Vérifiez les capsules des flacons. Si les capsules des flacons ne sont pas suffisamment serrées, des substances volatiles risquent de s'échapper de l'échantillon. La capsule est correctement installée lorsque vous ne pouvez pas la dévisser facilement. Voir la section « Fermeture d'un flacon d'échantillon », page 176.

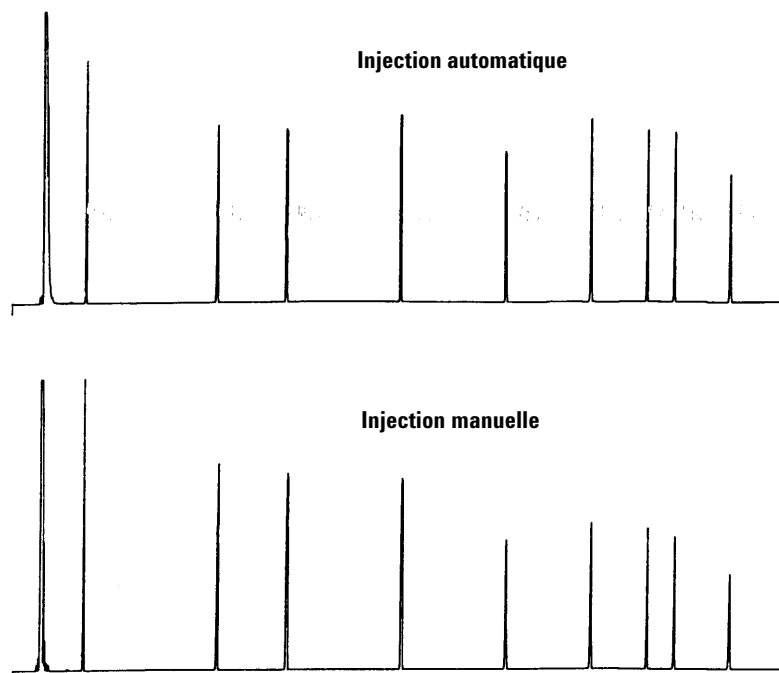Symptôme : transmission d'échantillons

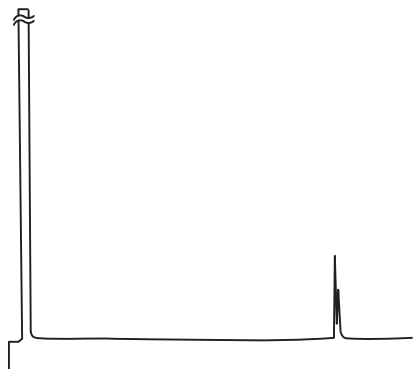


Figure 81 Analyse à blanc montrant des pics de transmission

Tableau 24 Problèmes de transmission d'échantillons

Cause possible	Action
Les rinçages sont insuffisants en nombre ou en type.	Vérifiez les paramètres d'analyse correspondant au nombre de rinçages avec l'échantillon et le solvant. Le nombre de rinçages nécessaires dépend de l'application. Voir la section « Transmission d'échantillon », page 126.
Vous êtes à cours de solvant.	Vérifiez les bouteilles de solvant. Si le niveau de solvant est inférieur à 2,5 ml, la seringue ne peut pas atteindre le solvant. Remplacez le solvant restant par 4 à 4,5 ml de solvant frais. Voir la section « Préparation des bouteilles de solvant et de déchet », page 178. Vérifiez les bouteilles de déchet. Si le niveau de déchet est proche du collet de la bouteille, remplacez cette dernière par une bouteille vide.
La seringue est usée ou souillée.	Si la seringue semble souillée ou que le piston est coincé, nettoyez la seringue avec un solvant adapté ou suivez les instructions de nettoyage du fabricant. Si la seringue semble usée, remplacez-la.
Les échantillons (flacon à flacon) ne sont pas de type miscible.	Si vous êtes dans ce cas, les rinçages avec l'échantillon et avec le solvant risquent de ne pas rincer la seringue correctement. Augmentez le nombre de cycles de rinçage ou utilisez un solvant qui rince différents types d'échantillons.

Symptôme : aucun signal/aucun pic

Tableau 25 Problèmes d'absence de signal/pic

Cause possible	Action
Le piston de la seringue ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que le piston de la seringue est maintenu par la vis. Si la vis du piston n'est pas serrée, serrez-la. Voir la section « Installation d'une seringue », page 162. Vérifiez que l'aiguille de la seringue n'est pas obstruée. Si la seringue est obstruée, remplacez-la ou nettoyez-la.
Le niveau d'échantillon dans le flacon est trop bas.	Si le niveau d'échantillon dans le flacon est insuffisant ou que le flacon est vide, l'aiguille n'atteint peut-être pas l'échantillon. Voir la section « Remplissage d'un flacon d'échantillon », page 174. Sinon, vous pouvez modifier la méthode afin d'ajuster la profondeur d'échantillonnage de l'aiguille. Reportez-vous au paramètre Sample offset (voir « Réglage des paramètres de l'injecteur », page 146).
L'échantillon est visqueux.	Si l'échantillon est visqueux, essayez les solutions suivantes : • Augmentez le délai de viscosité. • Utilisez les racks de flacons pour réchauffer l'échantillon. • Diluez l'échantillon dans un solvant à faible viscosité approprié.

Résolution des problèmes liés aux seringues

AVERTISSEMENT

Lorsque vous effectuez un dépannage sur l'injecteur, ne touchez pas à l'aiguille de la seringue. L'aiguille est pointue et peut contenir des produits chimiques dangereux.

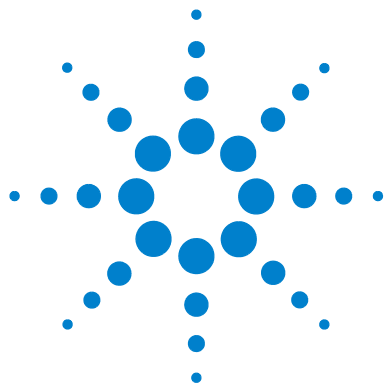
Les aiguilles de seringues peuvent se plier pour différentes raisons. Si l'aiguille est pliée, vérifiez les points suivants avant de procéder à son remplacement :

- ✓ La seringue a-t-elle été installée correctement dans le chariot ?
- ✓ Utilisez-vous une seringue de type approprié ? La longueur combinée du cylindre et de l'aiguille de la seringue atteint-elle 126,5 mm ? Pour plus d'informations, voir « [Sélection d'une seringue](#) », page 158.
- ✓ Le pied du support d'aiguille est-il propre ? Otez tout résidu ou dépôt dû au septum. Pour plus d'informations, voir « [Entretien périodique](#) », page 206.
- ✓ Si vous réalisez une injection On-Column, avez-vous installé l'injecteur approprié à la seringue dans l'injecteur Cool On-Column ? Pour plus d'informations, voir « [Adaptation pour injection Cool On-Column](#) », page 219.
- ✓ L'écrou de septum du CPG n'est-il pas trop serré ? Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du CPG.
- ✓ Le septum de la capsule à sertir est-il bien centré sur le flacon d'échantillon ? Pour plus d'informations, voir « [Fermeture d'un flacon d'échantillon](#) », page 176.
- ✓ Les diamètres internes du flacon d'échantillon, du joint de capsule de microflacon et du septum de la capsule du flacon sont-ils au moins de 5 mm ? Pour plus d'informations, voir « [Préparation d'un flacon d'échantillon](#) », page 171.

Résolution des problèmes liés aux flacons d'échantillon

Lorsque vous trouvez un flacon d'échantillon qui n'a pas été manipulé correctement, vérifiez les points suivants :

- ✓ Les capsules des flacons sont-elles posées correctement ?
- ✓ La capsule à sertir présente-t-elle des plis, en particulier près du collet du flacon d'échantillon ? Pour plus d'informations, voir « [Préparation d'un flacon d'échantillon](#) », page 171.
- ✓ Si vous utilisez des étiquettes sur les flacons d'échantillon, sont-elles de la bonne taille ? Pour plus d'informations, voir « [Etiquetage d'un flacon d'échantillon](#) », page 173.
- ✓ Si vous utilisez des étiquettes sur les flacons d'échantillon, gênent-elles le pince-flacons ? Pour plus d'informations, voir « [Etiquetage d'un flacon d'échantillon](#) », page 173.
- ✓ Des obstacles gênent-ils le mouvement du bras du porte-échantillons ou de la tourelle d'injection ? Retirez les obstacles éventuels.
- ✓ Les racks de flacons et la tourelle sont-ils en bon état ? Nettoyez les résidus éventuels sur les positions d'échantillon.
- ✓ Le bas du flacon d'échantillon touche-t-il le haut de la tourelle ? Pour étalonner l'ALS, voir « [Etalonnage de l'ALS](#) », page 237.
- ✓ Le côté du flacon d'échantillon touche-t-il le côté du trou de la tourelle lorsque le flacon monte ou descend ? Pour étalonner l'ALS, voir « [Etalonnage de l'ALS](#) », page 237.



14 Pièces de rechange

Injecteur G4513A 264

Porte-échantillons G4514A 266

Contrôleur d'ALS G4517A (CPG 6890A uniquement) 268

Carte d'interface d'ALS G4516A (CPG 6890 Plus uniquement) 270

Les pages suivantes énumèrent les pièces de rechange pour l'ALS 7693A. Pour obtenir des informations à jour sur les nomenclatures de pièces de rechange et de micrologiciels, visitez le site Web d'Agilent à l'adresse www.agilent.com/chem.



Injecteur G4513A

Pour obtenir la liste et les illustrations des pièces de rechange du module injecteur G4513A, voir [Tableau 26](#) et [Figure 82](#).

Tableau 26 Pièces de rechange pour injecteur G4513A

Option	Description	Référence	Qté/Ens
1	Tourelle de transfert	G4513-67730	1
2	Tourelle autonome	G4513-40532	1
3	Emplacement du support d'aiguille - Standard	G4513-40525	1
4	Emplacement du support d'aiguille - COC	G4513-40529	1
5	Dispositif de rangement double	05890-61525	1
6	Tige de montage de l'injecteur	G4513-20561	1
7	Module injecteur (neuf/rechange)	G4513A	1
8	Câble de transmission	G4514-60610	1

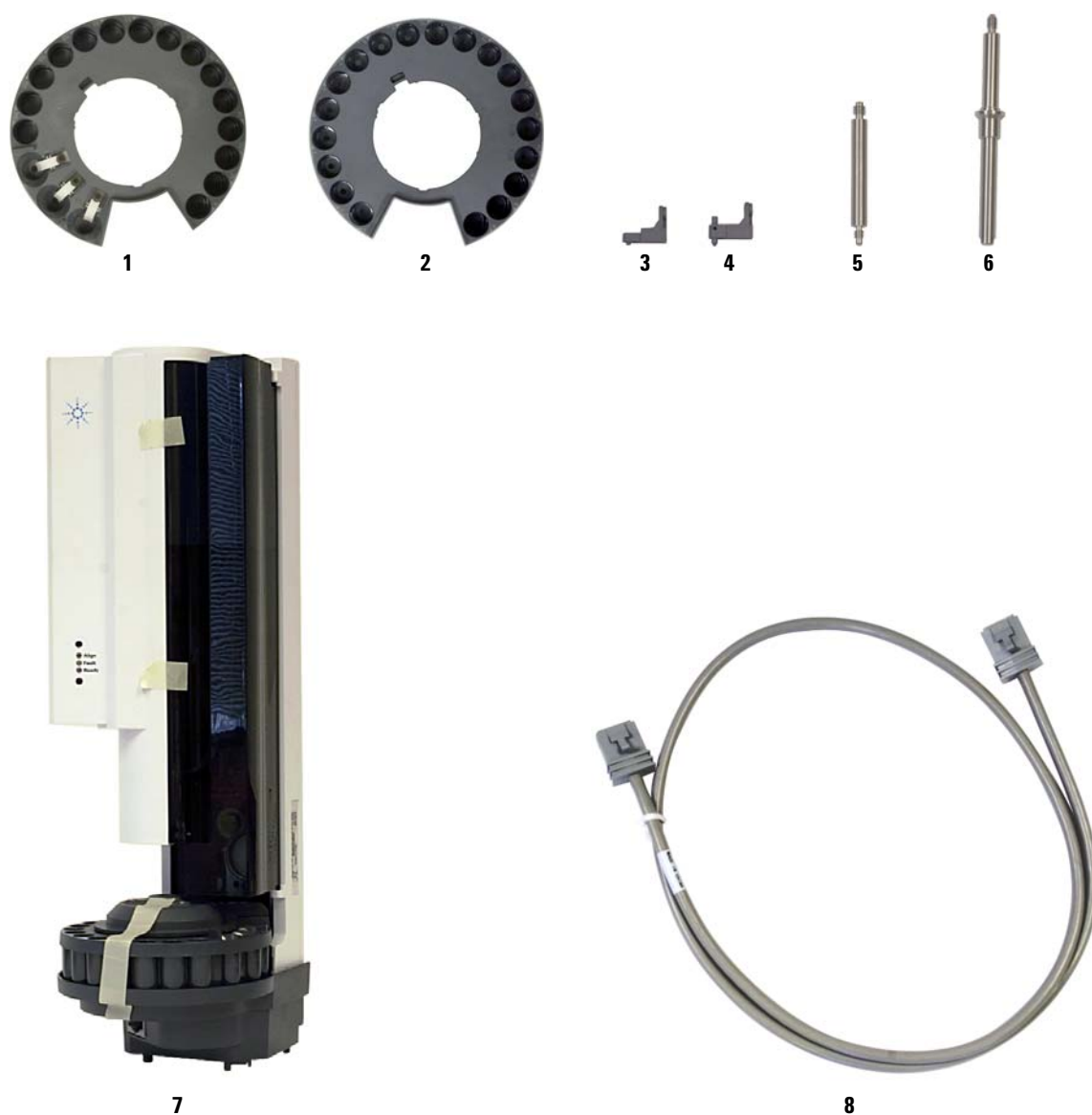


Figure 82 Pièces de rechange pour injecteur G4513A

Porte-échantillons G4514A

Pour obtenir la liste et les illustrations des pièces de rechange du porte-échantillons G4514A, voir [Tableau 27](#) et [Figure 83](#).

Tableau 27 Pièces de rechange pour porte-échantillons G4514A

Option	Description	Référence	Qté/Ens
1	Rack de flacons	G4514-63010	3
2	Clé Torx T-20	8710-2430	1
3	Clé Torx T-30	G4514-80524	1
4	Rondelle isolante du support du porte-échantillons	G4514-20529	1
5	Vis M4 × 33,3 mm	0515-0437	1
6	Vis M6 × 25 mm	0515-0192	3
7	Capsules à doigt du pince-flacons	G4514-60710	16
8	Vis M4 × 0,7 mm	1390-1024	4
9	Flacon d'étalonnage	G4514-40588	1
10	Support de montage	G4514- 63000	1
11	Lecteur de codes barres/Mélangeur/Chauffage	G4515A	1
12	Ensemble de câble principal de l'ALS	G4514-60610	1
13	Kit d'étiquettes pour rack de flacons	G4525-60701	3
Non représenté	Plaque de chauffage et de refroidissement	G4522A	1
Non représenté	Jeu de 3 racks de flacons, avec 12 étiquettes de marquage (4 couleurs)	G4525A	1

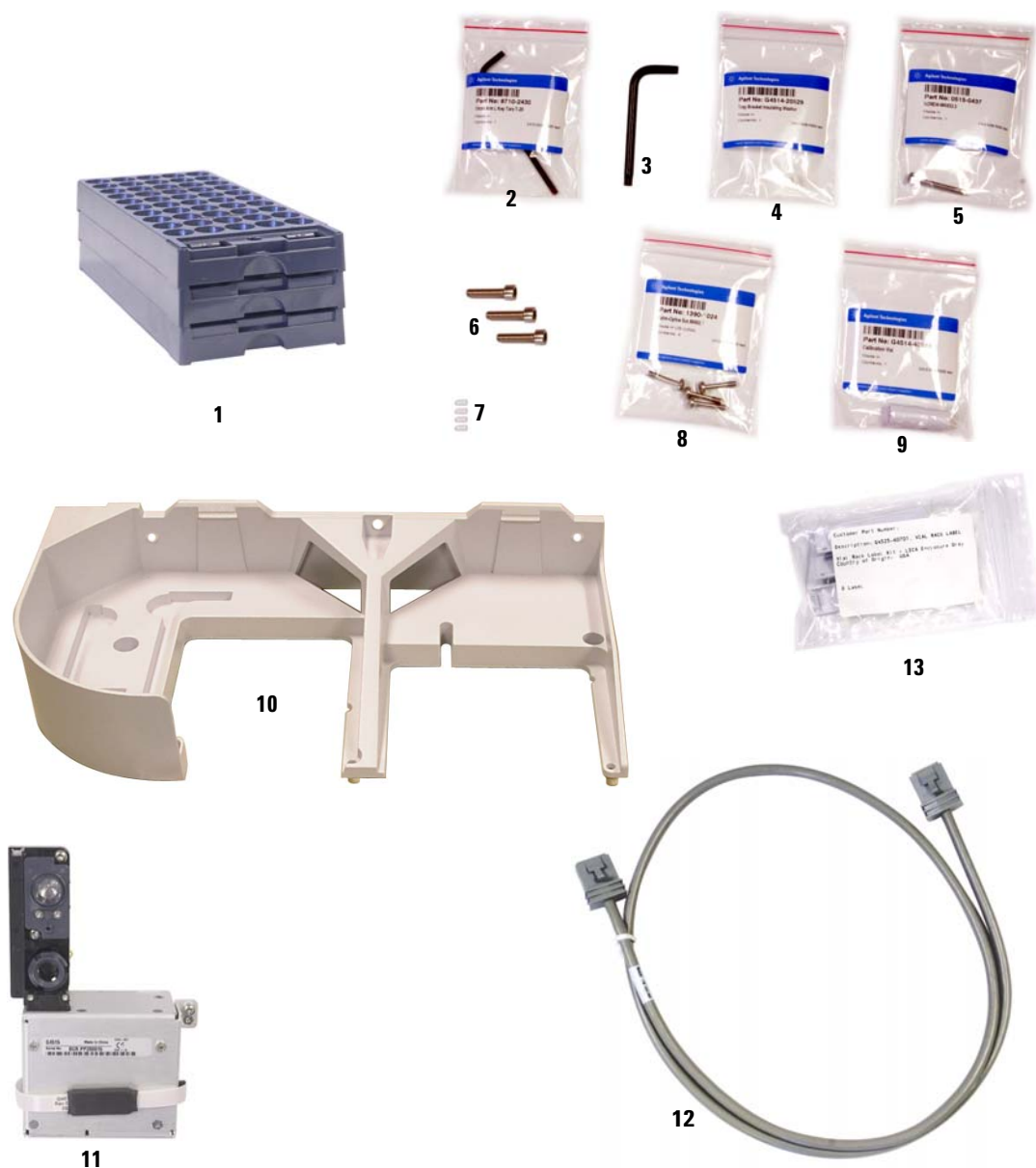


Figure 83 Pièces de rechange pour porte-échantillons G4514A

Contrôleur d'ALS G4517A (CPG 6890A uniquement)

Pour obtenir la liste et les illustrations des pièces de rechange du contrôleur d'ALS G4517A (CPG 6890A uniquement), voir [Tableau 28](#) et [Figure 84](#).

AVERTISSEMENT

En remplaçant la batterie et les fusibles internes, le personnel d'entretien s'expose à des tensions dangereuses et expose le contrôleur à des dégâts. Ce manuel ne détaille pas les procédures de remplacement. Ne confiez les interventions qu'à des techniciens qualifiés ayant suivi une formation Agilent.

Tableau 28 Pièces de rechange pour contrôleur d'ALS G4517A

Option	Description	Référence	Qté/Ens
1	Contrôleur G4517A (neuf)	G4516-64000	
2	Fusible 2 A, 250 Vca		
Non représenté	Fusible, circuit imprimé alimentation		
Non représenté	Fusible, circuit imprimé contrôleur d'ALS		
Non représenté	Batterie ion-lithium 3 V, 0,5 A		

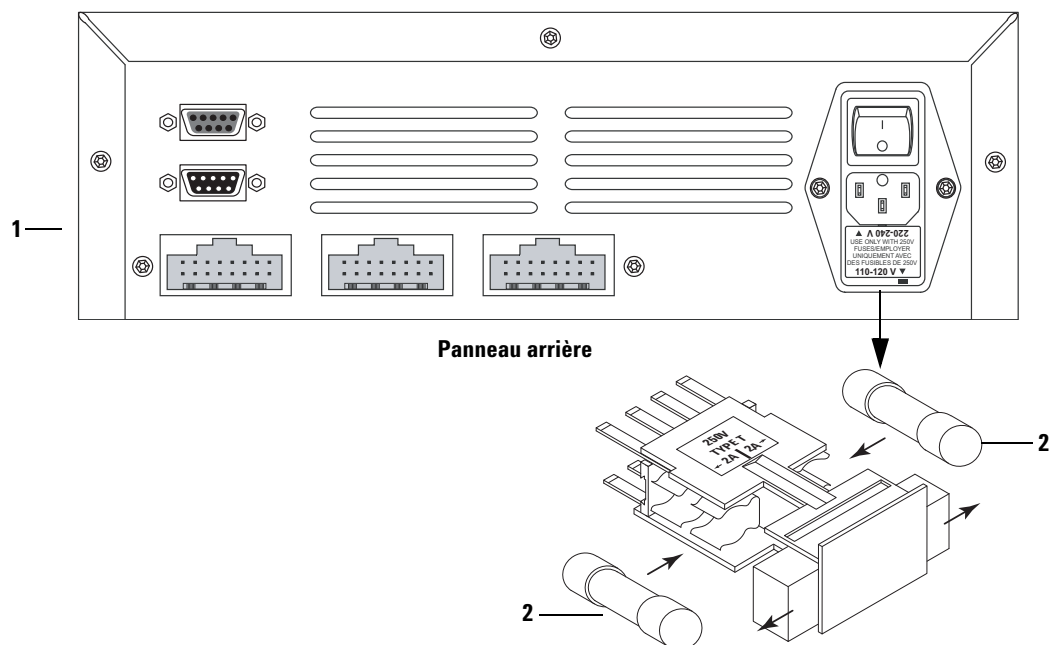


Figure 84 Pièces de rechange pour contrôleur d'ALS G4517A

Carte d'interface d'ALS G4516A (CPG 6890 Plus uniquement)

Tableau 29 Pièces de rechange pour carte d'interface d'ALS G4516A

Option	Description	Référence	Qté/Ens
Non représenté	Contrôleur de carte d'interface d'ALS	G4517-64000	1